


Инструкция по использованию

Зарядный адаптер 2 - Держатель 2


Русский язык (RU)

1 Ввод в эксплуатацию

1.1 Закрепление зарядного адаптера или держателя на стене

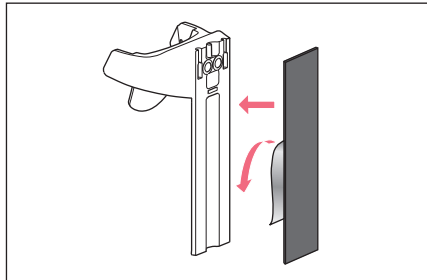

1. Очистить гладкие поверхности из стекла и нержавеющей стали (напр., этанолом) и дать им высохнуть.
2. Снять защитную пленку с одной стороны клейкой ленты.
3. Плотно прижать клейкую ленту к задней стороне зарядного адаптера или держателя.

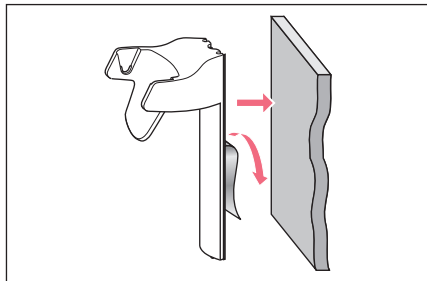

4. Снять защитную пленку с другой стороны клейкой ленты.
5. Плотно прижать зарядный адаптер или держатель к очищенной поверхности. Зарядный адаптер или держатель можно подвергать нагрузке только по истечении 24 часов.

1.2 Снятие зарядного адаптера или держателя со стены

- ▶ Повернуть зарядный адаптер или держатель и снять клейкую ленту.

1.3 Установка зарядного адаптера или держателя в карусель

Зарядный адаптер или держатель устанавливаются в карусель без клейкой ленты.

2 Эксплуатация

2.1 Зарядка электронных дозирующих модулей

При установке на стену держатель не выполняет зарядную функцию. Зарядка дозирующего модуля осуществляется с помощью соответствующего блока питания.

3 Обслуживание

3.1 Очистка зарядного адаптера или держателя

- ▶ Удалить загрязнения влажной салфеткой и мягким чистящим средством.

Инструкция по использованию

Зарядный адаптер 2 - Держатель 2

Русский язык (RU)

3.2 Материалы

Крепление на стену	Материал
Свободные поверхности	Акрилонитрил-стирол-акрилоэстер с поликарбонатом (ASA/PC)
Зарядные контакты	Никелированное покрытие

4 Информация для заказа

4.1 Зарядный адаптер

Номер для заказа (Международный)	Номер для заказа (Северная Америка)	Описание
3116 602.007	3116602007	Charger Shell 2 for one Eppendorf Xplorer/Xplorer plus for Charger Carousel 2 (with charging functionality)
3116 603.003	3116603003	Charger Shell 2 for one electronic Eppendorf Multipette (Repeater) for Charger Carousel 2 (with charging functionality)

4.2 Держатель

Номер для заказа (Международный)	Номер для заказа (Северная Америка)	Описание
3116 000.112	3116000112	Holder 2 for one Eppendorf Research/plus, Reference/2 or Biomaster for Carousel 2, Charger Carousel 2 or wall mounting
3116 000.120	3116000120	Holder 2 for one Eppendorf Xplorer/Xplorer plus for Carousel 2, Charger Carousel 2 or wall mounting (without charging functionality)
3116 000.139	3116000139	Holder 2 for one electronic Eppendorf Multipette (Repeater) for Carousel 2, Charger Carousel 2 or wall mounting (without charging functionality)
3116 000.147	3116000147	Holder 2 for one Eppendorf Multipette (Repeater) M4 for Carousel 2, Charger Carousel 2 or wall mounting

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com