

連続分注器 & 電動ピペットキャンペーン

2025年9月16日～ 12月25日



Effortless speed & precision

時短と効率UPを両立！連続分注器 & 電動ピペットキャンペーン

時間短縮も効率アップもかなえる、高い精度で大人気の**連続分注器シリーズ**、初めての方でも簡単に操作できる**電動ピペット Xplorerシリーズ**、異なる容器間での作業が楽に行える**Move It シリーズ**を特別価格でご提供いたします。

また、2025年8月に発売を開始した新しいマイクロピペット **リサーチ 3 neo**をご紹介します！デモキャンペーンも開催中！ぜひご覧ください。

キャンペーン内容

- > 連続分注器マルチペットシリーズ **30% OFF**
- > 電動マイクロピペット Xplorer/ Xplorer plus **30% OFF**
- > リサーチプラス/ Xplorer plus Move It **30% OFF**
- > 充電スタンド1本架/ 6本架 **30% OFF**
- > イージーベット 3 **30% OFF**

あなたのラボワークを変える1本

手動連続分注器 Multipette M4

30% OFF !



* ACTラベルはラボ製品の環境への影響を非営利団体My Green Labが検証し、明示したラベルです。ラボ製品の製造、エネルギーや水の使用、包装、製品寿命に関する情報を提供しており、より持続可能な製品を選択しやすくするための目安となります。

エッペンドルフの連続分注器 Multipette M4 は、ポジティブディスプレイメント式を採用し、扱いづらい液体も正確性高く分注できる、ラボに必須のピペットです。通常の Multipette M4 に加え、各容量コンビチップアドバンス 1 本+コンビチップアドバンス用ラックが付属したスターターキットも **30%OFF** の特別価格でご提供致します！

- > 最大100回まで連続的に分注
- > 1 µL ~ 10 mL までの連続分注
- > 通常のピペットでは扱いにくい液体を正確に分注できます
- > 96 ウェルプレート等、繰り返しの分注作業にかかる時間を短縮します



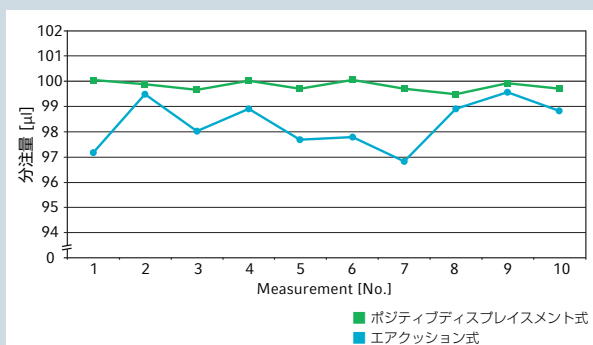
使い方はこちら

粘性のある液体や有機溶媒は「正確に分注できない？」

粘性、揮発性のある液体、界面活性剤の入った液体を正確に分注できていますか？

Multipette M4があれば、扱いづらい液体もきわめて正確・安全に分注できます。

90%グリセロールの分注精度



エアアクション式ピペット、ポジティブディスプレイメント式ピペットにて分注量を比較した結果、ポジティブディスプレイメント式ピペットはより正確に再現性良く分注できることが示されました。

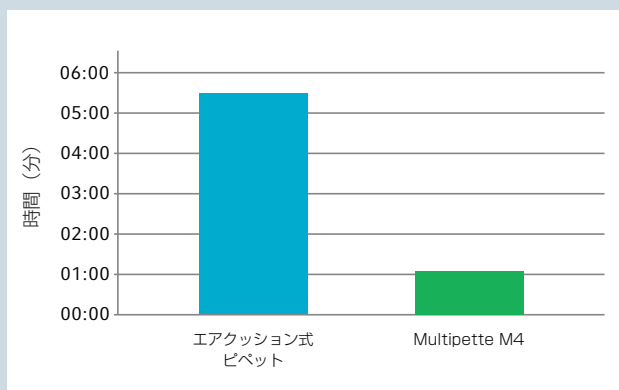
Application note no. 211

96 ウェルプレートにPCR Mastermix を分注するとき、どれくらいの時間をかけていますか？

連続分注器 Multipette M4 は、連続的な分注をスピーディーに実行でき、ラボ全体の作業効率のUPに貢献します。

さらに、ステップカウンター付きで作業を中断してもミスなく続けられます。

96ウェルプレートへの分注の所要時間



プレートへの分注に Multipette M4 を使うと、約1/5の時間で作業が完了。ルーチンワークを短時間で終えて、効率よく実験を行えます。

目の回るような分注作業もボタンを押しっぱなしで楽々完了

電動連続分注器マルチペット E3 / E3x

30% OFF !

E3 / E3xを使うメリット

- > 一度にまとめて吸引した液体を、設定した容量で連続して排出できるため、多くの検体やプレートなどの分注スピードが大幅にUP
- > ボタンを押すだけで吸引排出ができるため、身体への負担を軽減
- > 手動でのピペティングで生じうる使用者間での誤差を最小限に
- > 使用する溶液や容器に合わせて、吸引排出スピードを調整可能

E3とE3xの違いは使えるモードの数

一目で分かるマルチペット E3 と マルチペット E3x	マルチペット E3	マルチペット E3x
モーター式ピストンによる高速分注	■	■
Combitips advanced® チップ自動認識	■	■
ワンボタンチップエジェクション	■	■
1 µL ~ 50 mLの容量範囲	■	■
9つの言語によるバックライト付大型カラーディスプレイ	■	■
スリープモード：使用していない時にバッテリーを節約できます	■	■
長寿命のリチウムイオンバッテリー	■	■
操作モード	3	7
連続分注：一度に100ステップまでの連続分注	■	■
自動分注：0.1秒から10秒間の固定間隔で連続分注できます	■	■
ピペティング：50 mLまでの正確な液体分注	■	■
シーケンシャル連続分注：16ステップまで個別容量設定をした連続分注		■
吸引+分注：容量が不明な液体を吸引して容量を測り、そのまま希望する容量の連続分注を行います		■
滴定：操作キーで吐出量を調整しながら滴下、吐出した容量を表示		■
連続吸引：上清の回収など		■
オプション：よく使う設定の保存、メンテナンス間隔の設定、キーロックなど	■	■



一度の充電で一日の作業に十分対応できるリチウムイオンバッテリー
掛けておくだけで充電できるスタンドもございます

常に握りしめなくても指にかかって落ちにくいようにデザインされたフック

人間工学に基づいた握りやすい滑らかなデザインと重量バランスで、身体への負担を最小限に



10種類のコンビチップアドバンス (1 µL ~ 50 mL の9つの容量 + 高粘度用 ViscoTip) を自動認識。チップは下から挿し込むだけです



- 1 モード選択はダイヤルを回すだけです。
どのモードを使用しているか一目でわかります。
- 2 大きなディスプレイとその位置は、最適に見やすさになっているため、操作性の向上と判別ミス低減を可能にします。
- 3 ワンボタンで吸引・排出が行えます。
液体の性質に合わせて、吸引排出スピードをコントロールできるため、様々な液体に対応できます。
- 4 コンビチップアドバンスの取り外しは、コンビチップ内のシリンジが下がりきった状態でこのレバーを押すだけです。

マルチペット E3 / E3x の詳細情報

E3 / E3x の使い方やプレートへの分注方法等の動画



<https://youtu.be/zQqRSDdUVkE>



はちみつのような高粘度溶液の分注動画



<https://youtu.be/3ukuW-PJqPQ>



マルチペットシリーズの
製品カタログはこちら
(リキッドハンドリング製品カタログからの抜粋)



多様なフォーマット間の分注を素早く効率よく実行

チップの間隔を自由に変えられるピペット「Move It」 **30% OFF!**

ハイスループットに理想的なツール「Move It」!

チューブラックに立てたチューブから抽出キットへ、96 ウェルから 24 ウェルへのピペッティングに時間がかかっていませんか? 「Move It」なら様々な容器の種類に合わせてチップ間隔を調整できるため、より短時間で容易に分注操作を行うことができます。

調整ノブ

- > チップ間隔はノブを手動で回すだけで調整可能
- > 電動式のように振動しないため、液体がポタポタ落ちずに移送可能

チューブレスシステム

- > エアクッション容積が小さくなり、上部パーツにまでつながっていないので、手の熱の影響を受けず精度が安定
- > 簡単にオートクレーブ可能*
- > チューブの摩耗や裂けのリスクが無く、頻繁なメンテナンスが不要

* Xplorer plus 下部のみ、リサーチプラスは全体をオートクレーブ可能

アプリケーション例

- > 細胞培養
- > ELISA
- > スクリーニング
- > セルベースアッセイ
- > FACS分析
- > 血液分析
- > マウスジェノタイピング 等

Move Itがあれば…

作業効率が格段にUP!

- > 多様なフォーマット間でのサンプル移動が素早く行えます!

再現性の向上

- > Xplorer plus Move Itは分注スピードを一定にでき、より高い再現性が得られます

ヒューマンエラー／コンタミネーションリスクの低減

- > 異なる容器間でのサンプルの取り違えを防止できます



360° 回転可能なピペットヘッド

- > ディスプレイが読みやすく快適
- > 人間工学的でリラックスした体の姿勢が保てます

間隔コントロール

- > 分注元と分注先のフォーマットをあらかじめ設定し、すばやくチップ間隔を切り替えることが可能
- > 384、96、48、24 または 12 ウェルプレートへの容易な分注

調整可能なチップ間隔

- > マイクロプレート、チューブサンプル、アガロースゲルへの分注に
- > チップ間隔は 4.5 ~ 33 mm の間で自由に選択可能



Move It製品ページはこちら
(弊社ホームページ)



2分でわかるMove It動画

キャンペーン中! 関連製品のご紹介



詳細はこちら

PCRをもっと快適に マスターサイクラー X40

- > 温度精度が高く、操作性に優れています
- > スカートレス / セミスカート / スカート付きプレート、0.1 mL / 0.2 mL のチューブ / チューブストリップなど、色々な消耗品を使用できます
- > 図書館レベルの静かな運転音



詳細はこちら

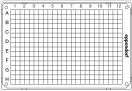
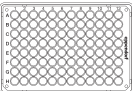
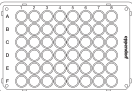
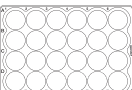
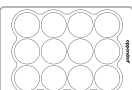
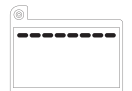
メンテナンスをストレスフリーに!

CO₂ インキュベーター CellXpert C170i & C170

- > 高い温度均一性で、庫内どこでも使用可能!
- > 汚染源の温床が無いファンレス&シームレス構造で拭き取り洗浄も簡単&確実
- > 徹底的な滅菌が可能な高温滅菌機能を装備

Move It セレクションガイド

あなたのアプリケーションに最適なMove Itはどのタイプでしょうか？

	チップのタイプ	epT.I.P.S.			epT.I.P.S. 384	
		4	6	8	8	12
	チャンネル数					
	容量 (μL)	300 / 1,200	300 / 1,200	300 / 1,200	20 / 100	20 / 100
	チップ間の距離 (mm)	9-33	9-20	9-14	4.5-14	4.5-9
	384 ウェル (チップ間の距離 4.5 mm)	—	—	—	■	■
	96 ウェル (チップ間の距離 9 mm)	■	■	■	■	■
	48 ウェル (チップ間の距離 13 mm)	■	■	■	■	—
	24 ウェル (チップ間の距離 19 mm)	■	■	—	—	—
	12 ウェル (チップ間の距離 26 mm)	■	—	—	—	—
	0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 / 5.0 mL チューブ	*	*	*	*	—
	15 ~ 50 mL コニカルチューブ	■	■	■	■	—
	アガロースゲル	*	*	*	■	■

*チップの容量とサイズにより、適合性に制限があります。



チューブラックに立てたマイクロチューブから
様々なウェル数のプレートへ、またその逆の分注もすぐにできます。

ボタンをピッと押すだけで設定したスピードでの吸引排出

電動マイクロピペット Xplorer / Xplorer plus 30% OFF !

Xplorer / Xplorer plus を使うメリット

- > ボタンを押すだけで吸引排出ができるため、身体への負担を軽減する
- > 手動でのピペッティングで生じる使用者間での誤差を取り除く
- > 使用する溶液や容器に合わせて、吸引排出スピードを調整可能
- > 連続分注モードで、一度にまとめて吸引した液体を設定した容量で連続して排出でき、スピードUP

Xplorer / Xplorer plus の違いは使えるモードの数

操作モード	Xplorer	Xplorer plus
分注 (Pip) : 液体の吸引と排出	■	■
マニュアルピペッティング (Man) : 液体吸引は、最大量に達する前に手動で停止することができます	■	■
分注とミキシング (P/M) : 吸引したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行います	■	■
連続分注 (Dis) : 等しい分量を連続的に分注	■	■
自動連続分注 (Ads) : 連続分注を任意の一定間隔で行います	■	■
スペシャルモード (Spc) - 連続吸引 : 液体を連続して吸引します	■	■
スペシャルモード (Spc) - シークエンシャル連続分注 : あらかじめ設定した順序で連続10通りの容量を分注します	■	■
スペシャルモード (Spc) - リバースピペッティング : 粘性・有機溶媒のピペッティングに	■	■
スペシャルモード (Spc) - 希釈 : 空気層で希釈液とサンプルを分割した状態で吸引	■	■
スペシャルモード (Spc) - シークエンシャル分注 : 最大10回のピペッティングを任意の設定容量で順番に入れます	■	■
固定容量 (Fix) : よく使う容量を最大10種類まで、吸引・排出速度の設定と共に保存できます。	■	■
プログラミング (Prg) : 最大4段階でのピペッティング操作を組み合わせられます。最大10種類	■	■
オプション (Opt) : 好みの設定を保存、サービス間隔を設定、キーロックの設定など	■	■



- 1 モード選択はダイヤルを回すだけです。
- 2 大きなディスプレイとその位置は、最適な見やすさになっているため、操作性の向上と判別ミス低減を可能にします。日本語表示も可能です。
- 3 充電状況や残りのバッテリー残量が一目でわかる表示付きで、作業途中で止まってしまうことを避けることができます。
- 4 ▲は設定操作では上/ピペッティングでは吸引、▼は設定操作では下/ピペッティングでは排出、とシンプルボタン操作になっています。

Xplorer / Xplorer plus の詳細情報

Xplorer / Xplorer plus の使い方や分注方法等の動画



<https://youtu.be/GKir4KsJ5TE>



Xplorer / Xplorer plus の製品ページはこちら (弊社ホームページ)



YouTube 動画

エッペンドルフの YouTube アカウントでは便利な自動連続分注モードや機能の説明の他にも、様々な動画をご用意しています。

[ependorf youtube](#)



充電スタンド・充電ホルダー



回転充電スタンド-2



充電スタンド-2
(Xplorer/plus 用)



充電スタンド-2
(E3/x 用)



回転充電スタンド-2及び
マニュアルピペット用ホルダー (別売)

充電スタンドがあれば、電動ピペットや電動マルチペットを使わない時や、使った後にかけておくだけで充電することができます。

- > 「回転充電スタンド-2」は、最大6本の電動ピペットがかけられます
- > 「充電スタンド-2」は、1本タイプです。Xplorer/plus 用, E3/x 用がございます
- > 「回転充電スタンド-2」に、別売のマニュアルピペット用ホルダーを取り付けられます

電動ピペットコントローラー イージーペット 3



イージーペット 3 は軽量かつ手になじむよう人間工学に基づいて設計されています。また、LED ライトでバッテリー残量が表示されるため、使用時間を把握することができます。ピペット装着部は取り外し可能で、内部のメンブランフィルターを交換できるため、コンタミネーションリスクを削減します。



エッペンドルフ セロロジカルピペット *

- > 明瞭で正確な目盛りで容量測定が容易
- > 無菌保証レベル SAL 10⁻⁶
- > 安全で取り出しやすい小口付き外箱

* セロロジカルピペットはキャンペーン対象外



動画で学びましょう！

エッペンドルフの YouTube アカウントをご存じですか？製品のご紹介だけでなく、正しい使い方などを動画でお伝えしています。

初めての方にもよくわかる！ マイクロピペットの使い方チュートリアルシリーズをご覧ください。



注文番号	品名・形式	規格	販売単位	希望小売価格	キャンペーン価格
4982000012	Multipette M4	同一容量連続分注、ホルダー付き	1本	¥70,800	¥49,560
4982000314	Multipette M4 Starter Kit	ホルダー、8本架ラック、チップ各容量1本付	1セット	¥73,700	¥51,590
4987000010	Multipette E3		1セット	¥123,000	¥86,100
4987000371	Multipette E3, 充電スタンド付き	電動, 同一容量連続分注	1セット	¥139,000	¥97,300
4987000029	Multipette E3x	1 µL-50 mL	1セット	¥157,000	¥109,900
4987000380	Multipette E3x, 充電スタンド付き		1セット	¥169,000	¥118,300
4861000015		電動ピペット 0.5-10 µL	1本	¥105,000	¥73,500
4861000017		" 1-20 µL	1本	¥105,000	¥73,500
4861000023		" 5-100 µL	1本	¥105,000	¥73,500
4861000027		" 10-200 µL	1本	¥105,000	¥73,500
4861000031	Xplorer シングルチャンネル	" 15-300 µL	1本	¥105,000	¥73,500
4861000040		" 50-1,000 µL	1本	¥105,000	¥73,500
4861000044		" 0.1-2.5 mL	1本	¥105,000	¥73,500
4861000058		" 0.2-5 mL	1本	¥105,000	¥73,500
4861000066		" 0.5-10 mL	1本	¥105,000	¥73,500
4861000708		" 0.5-10 µL	1本	¥127,000	¥88,900
4861000710		" 1-20 µL	1本	¥127,000	¥88,900
4861000716		" 5-100 µL	1本	¥127,000	¥88,900
4861000720		" 10-200 µL	1本	¥127,000	¥88,900
4861000724	Xplorer plus シングルチャンネル	" 15-300 µL	1本	¥127,000	¥88,900
4861000732		" 50-1,000 µL	1本	¥127,000	¥88,900
4861000736		" 0.1-2.5 mL	1本	¥127,000	¥88,900
4861000740		" 0.2-5 mL	1本	¥127,000	¥88,900
4861000759		" 0.5-10 mL	1本	¥127,000	¥88,900
4861000104		電動ピペット、マルチチャンネル 0.5-10 µL	1本	¥184,000	¥128,800
4861000120		" 5-100 µL	1本	¥184,000	¥128,800
4861000147	Xplorer 8チャンネル	" 15-300 µL	1本	¥184,000	¥128,800
4861000163		" 50-1,200 µL	1本	¥184,000	¥128,800
4861000767		" 0.5-10 µL	1本	¥222,000	¥155,400
4861000783		" 5-100 µL	1本	¥222,000	¥155,400
4861000805	Xplorer plus 8チャンネル	" 15-300 µL	1本	¥222,000	¥155,400
4861000821		" 50-1,200 µL	1本	¥222,000	¥155,400
4861000112		" 0.5-10 µL	1本	¥216,000	¥151,200
4861000139		" 5-100 µL	1本	¥216,000	¥151,200
4861000155	Xplorer 12チャンネル	" 15-300 µL	1本	¥216,000	¥151,200
4861000171		" 50-1,200 µL	1本	¥216,000	¥151,200
4861000775		" 0.5-10 µL	1本	¥261,000	¥182,700
4861000791		" 5-100 µL	1本	¥261,000	¥182,700
4861000813	Xplorer plus 12チャンネル	" 15-300 µL	1本	¥261,000	¥182,700
4861000830		" 50-1,200 µL	1本	¥261,000	¥182,700

注文番号	品名・形式	規格	販売単位	希望小売価格	キャンペーン価格
4861000778	Xplorer plus, 16チャンネル	電動ピペット、マルチチャンネル 1-20 µL	1本	¥288,000	¥201,600
4861000792		// 5-100 µL	1本	¥288,000	¥201,600
4861000779	Xplorer plus, 24チャンネル	// 1-20 µL	1本	¥319,000	¥223,300
4861000793		// 5-100 µL	1本	¥319,000	¥223,300
3125000150	リサーチプラス Move It, 4チャンネル 30-300 µL	マルチチャンネルピペット、 チップ間隔調整機能付き	1本	¥244,000	¥170,800
3125000184	リサーチプラス Move It, 4チャンネル 120-1,200 µL		1本	¥244,000	¥170,800
3125000168	リサーチプラス Move It, 6チャンネル 30-300 µL		1本	¥255,000	¥178,500
3125000192	リサーチプラス Move It, 6チャンネル 120-1,200 µL		1本	¥255,000	¥178,500
3125000117	リサーチプラス Move It, 8チャンネル 1-20 µL		1本	¥254,000	¥177,800
3125000133	リサーチプラス Move It, 8チャンネル 5-100 µL		1本	¥254,000	¥177,800
3125000176	リサーチプラス Move It, 8チャンネル 30-300 µL		1本	¥265,000	¥185,500
3125000206	リサーチプラス Move It, 8チャンネル 120-1,200 µL		1本	¥265,000	¥185,500
3125000125	リサーチプラス Move It, 12チャンネル 1-20 µL		1本	¥283,000	¥198,100
3125000141	リサーチプラス Move It, 12チャンネル 5-100 µL		1本	¥283,000	¥198,100
4861000816	Xplorer plus Move It, 4チャンネル 15-300 µL		1本	¥364,000	¥254,800
4861000833	Xplorer plus Move It, 4チャンネル 50-1,200 µL		1本	¥364,000	¥254,800
4861000817	Xplorer plus Move It, 6チャンネル 15-300 µL		1本	¥376,000	¥263,200
4861000834	Xplorer plus Move It, 6チャンネル 50-1,200 µL		1本	¥376,000	¥263,200
4861000781	Xplorer plus Move It, 8チャンネル 1-20 µL		1本	¥387,000	¥270,900
4861000794	Xplorer plus Move It, 8チャンネル 5-100 µL	電動ピペット、マルチチャンネル、 チップ間隔調整機能付き	1本	¥387,000	¥270,900
4861000818	Xplorer plus Move It, 8チャンネル 15-300 µL		1本	¥387,000	¥270,900
4861000835	Xplorer plus Move It, 8チャンネル 50-1,200 µL		1本	¥387,000	¥270,900
4861000782	Xplorer plus Move It, 12チャンネル 1-20 µL		1本	¥410,000	¥287,000
4861000795	Xplorer plus Move It, 12チャンネル 5-100 µL		1本	¥410,000	¥287,000
3116000023	回転充電スタンド-2 (6本架)	ホルダー交換可	1台	¥87,100	¥60,970
3116000031	充電スタンド-2 (1本架) Xplorer/ plus用	ホルダー交換可, Xplorer/plus, 電動Multipette付属の電源アダプター 使用	1台	¥46,100	¥32,270
3116000040	充電スタンド-2 (1本架) 電動 Multipette用		1台	¥46,100	¥32,270
3116602007	充電ホルダー -2 Xplorer/plus用	回転充電スタンド-2、充電スタンド-2 用 充電機能あり	1個	¥9,700	¥6,790
3116603003	充電ホルダー -2 電動Multipette用		1個	¥9,700	¥6,790
4430000018	イーザーペット3	電動ピペットコントローラー	1台	¥73,000	¥51,100

New! デモキャンペーン開催中!

エッペンドルフのピペットに新しい仲間が加わりました!! 新しい機能を搭載した新ピペット『リサーチ 3 neo』



小さい手でも扱いやすい短い
プッシュボタン



片手で簡単に設定できる
容量ロック



ユニークなプッシュボタン

1つのボタンで容量設定とピペッティングが可能です。ボタンの長さが短く、小さな手でも快適に使用できます。

安心して作業できる容量ロック

いつの間にか容量設定が変わっていることが無いよう、ダイヤルにロックをかけることができます。

2種類の容量調整モード

- > **fast モード**：少ないボタン回転数で素早く容量が変わり、最大40 %時間短縮が可能。
- > **easy モード**：ダイヤル調整にかかる力が軽くなり、片手でも簡単に微調整が可能。



マイピペットがわかりやすく
校正日などラベリングしやすい
カラータグ ピペットマーキング
リング (近日発売予定)



製品カタログ PDF は
こちら



製品ページはこちら
(弊社ホームページ)

New

リサーチ 3 neo ファミリー



リサーチ 3 neo ラインナップ

容量範囲	カラーコード
0.1 – 2.5 µL	■ ダークグレー
0.5 – 10 µL	■ ミディアムグレー
1 – 20 µL ^{*1}	■ ライトグレー
1 – 20 µL ^{*2}	■ イエロー
5 – 100 µL	■ イエロー
10 – 200 µL	■ イエロー
15 – 300 µL	■ オレンジ
50 – 1,000 µL	■ ブルー
0.1 – 2 mL	■ 赤色
0.25 – 5 mL	■ 紫色
0.5 – 10 mL	■ ライトブルー

^{*1} 使用チップ 0.5 – 20 µL (ライトグレー)
^{*2} 使用チップ 2 – 200 µL (イエロー)

Eppendorf オリジナルノベルティプレゼント！ リサーチ 3 neo デモキャンペーン開催中

新発売のリサーチ 3 neoにいち早く会ってみませんか？

リサーチ 3 neoをお試しいただけるデモキャンペーン開催中！

新しい機能の数々を、ぜひあなたの手にとって確かめてください。

お試しいただいた方には、オリジナルノベルティをプレゼントいたします！

> エッペンドルフといえばこれ！**大人気のボールペン**

> 便利すぎる！折り畳み傘用**Eppendorfロゴ入り傘カバー**



大人気のピペットボールペン1本プレゼント
(色・種類はランダムです)



ファスナーも開閉しやすい！
超便利な傘カバー



バッグに必携！濡れた折り畳み傘
もサッとしまえます

さらに！デモキャンペーンご参加後にお買い上げの方に

カラータグ ピペットマーキングリング (2個) をプレゼント！！

ピペットにあなただけの目印を付けてください！

(ご購入1本ごとに適合サイズを2個プレゼント。色はランダムです)



カラータグ ピペットマーキングリング

デモキャンペーンご参加ご希望の方は、右のQRコードからお申し込みください。

> お申込みを弊社にて確認後、担当者からご連絡させていただきます。

> デモキャンペーン期間は2025年12月お申し込み分までとさせていただきます。

> ご購入後のプレゼントは右のQRコードからお申し込みください。お申し込みにはご購入いただいたリサーチ 3 neoのシリアル番号及びご購入先等のご入力が必要となります。

> プレゼントのお申し込みは、2026年1月末までとさせていただきます。

> ご不明点はinfo@eppendorf.jpまでお問い合わせください。



リサーチ 3 neo
デモキャンペーン
お申込はこちら！



ご購入後プレゼント
お申込はこちら！
(※シリアル番号が必要です)

ラボから始まるサステナビリティー epT.I.P.S. BioBased シリーズ



epT.I.P.S. BioBasedシリーズのポリプロピレンは、100%植物由来の原料から製造されています。化石原料由来の消耗品から置き換えることで、プラスチックごみを大幅に減らすことができます。



製品ページはこちら



epT.I.P.S. BioBased Sterile リロード (滅菌済)

> 廃棄物を削減 – 使い捨てラックと比較して最大30 % 廃棄物容量を減らすことができます

> 使用する原料を削減 – 使い捨てラックと比較して最大54 %原料を減らすことによってCO₂を削減できます

> リサーチ 3 neo製品に付属しています。(0.5 – 10 μLから50 – 1,000 μL容量のみ。チップ96本入り)

連続分注器 & 電動ピペットキャンペーン

2025年9月16日～ 12月25日

New! デモキャンペーン開催中!

エッペンドルフのピペットに新しい仲間が加わりました!! 新しい機能を搭載した新ピペット『リサーチ 3 neo』

- > 新発売のマイクロピペット『リサーチ 3 neo』をいち早くお試しいただける**デモキャンペーン開催中**です!
- > ご参加いただいた方にはエッペンドルフオリジナルノベルティをプレゼントいたします!
- > 詳しくは本カタログ**10～11ページ**をご覧ください。



サーマルサイ클ラー & CO₂ インキュベーターキャンペーン

開催中 ～ 12月25日



「増やす」がテーマの機器類が **30% OFF** !

温度精度や操作性の高さでDNAを「増やす」

- > サーマルサイ클ラー マスターサイ클ラー X40
キャンペーン価格 **¥658,700-**

コンタミネーションリスクを低減し細胞を「増やす」

- > CO₂ インキュベーター CellXpert C170i
キャンペーン価格 **¥1,050,000-**
- > CO₂ インキュベーター CellXpert C170
キャンペーン価格 **¥847,000-**



キャンペーンカタログ
PDF はこちら

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 Tel: 0120-024-125 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2025 by Eppendorf SE. 4D250901P Printed in Japan
本カタログに記載されている製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2025年9月現在の価格で、消費税は含まれておりません。