

CombiSlide Adapter – Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung der Zentrifuge 5430 / 5430 R und der Zentrifuge 5804 / 5804 R / 5810 / 5810 R und ersetzt diese nicht. Bevor Sie den Adapter das erste Mal verwenden, lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung. Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.ependorf.com.

Der Slide-Adapter dient der Trocknung von Objektträgern / Slides mittels Zentrifugation. Zum Auffangen von Flüssigkeitströpfchen besteht die Möglichkeit, ein Filterpapier einzulegen. Der Slide-Adapter kann in alle Eppendorf Ausschwingrotoren mit Platten-Gehäusen eingesetzt werden. Bitte belasten Sie den beladenen Slide-Adapter keinesfalls über 1000 x g oder über einen längeren Zeitraum, da ansonsten die Gefahr von Glasbruch besteht.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion des CombiSlide Adapters nur neutrale Mittel (Spülmittel, 70% iger Alkohol / Wasser Gemisch). Der CombiSlide Adapter ist autoklavierbar (121 °C, 20 min).


Bitte setzen Sie bei Verwendung des Slide-Adapters in zweifach Ausschwingrotoren (wie z.B. die Rotoren A-2-DWP oder A-2-MTP) die kurzen Trägerschienen wie in Abbildung 1 abgebildet in den Adapter ein.

Abbildung 1

Ausrichtung der Slides **längs zur Drehrichtung** der Zentrifuge minimiert die Gefahr von Glasbruch.

Ausrichtung der Slides **quer zur Drehrichtung** der Zentrifuge.

Kritischer Fall, da hier die Slides stärker belastet werden; daher nicht zu empfehlen.

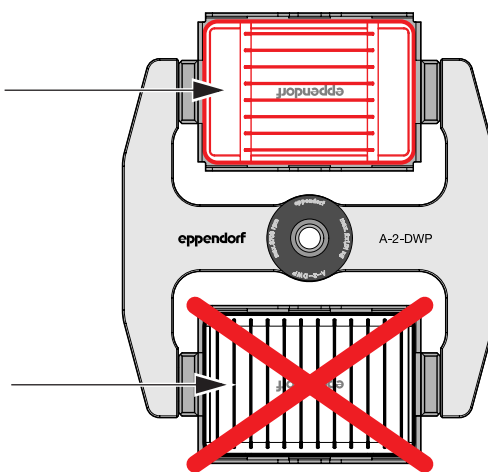


Sollen die Slides in vierfach Ausschwingrotoren (wie z.B. Rotor A-4-62-MTP oder A-4-81-MTP/Flex) trocken zentrifugiert werden, verwenden Sie bitte die langen Trägerschienen. Setzen Sie die langen Trägerschienen wie in Abbildung 2 abgebildet in den Adapter ein.

Abbildung 2

Ausrichtung der Slides **quer zur Drehrichtung** der Zentrifuge.

Kritischer Fall, da hier die Slides stärker belastet werden; daher nicht zu empfehlen.

Ausrichtung der Slides **längs zur Drehrichtung** der Zentrifuge minimiert die Gefahr von Glasbruch.

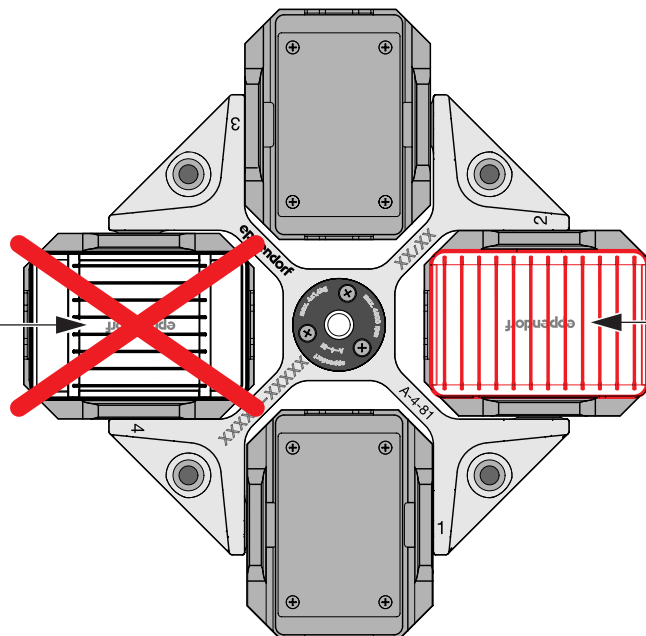

eppendorf
In touch with life

Your local distributor: www.eppendorf.com/worldwide

Eppendorf AG · Hamburg · Germany · Tel: +49 40 538 01-0 · **Application Support** E-mail: support@eppendorf.com

Eppendorf North America, Inc. · USA · Tel: +1 516 334 7500 · Toll free phone: +1 800 645 3050 · E-mail: info@eppendorf.com