

Gebrauchsanweisung

QuickLock-Rotoren: Dichtungen der Zentrifugen 5418 R/5427 R/5430/5430 R/5804/5804 R/5810/5810 R/5910 R/5910 Ri/5920 R

1 Deckeldichtung ersetzen und fetten

Die Dichtung im Rotordeckel mit rundem Querschnitt ist leicht gefettet.

Mit dem beiliegenden Fett ist die Dichtung regelmäßig zu fetten. Zusätzlich wird die Dichtung in folgenden Fällen neu gefettet:

- Nachdem der Rotor gereinigt wurde.
- Nachdem der Rotor desinfiziert wurde.
- Nachdem der Rotor autoklaviert wurde.
- Wenn das leichtgängige Verschließen des Deckels nachlässt.

Das Fett mit den Fingern dünn auf die Dichtung aufgetragen.

1.1 Dichtung entfernen

- ▶ Gummidichtung aus der Nut heben. Wenn nötig, einen stumpfen Hebel verwenden, z. B. die abgerundete Seite einer Büroklammer.
Die Dichtung darf nicht beschädigt werden.

Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung aufgeführt.

1.2 Dichtung einsetzen



ACHTUNG! Fehlerhafte Abdichtung bei falscher Handhabung der Dichtung.

- ▶ Setzen Sie die Dichtung gleichmäßig ein.
- ▶ Ziehen Sie die Dichtung nicht lang.

Voraussetzung

Nut des Rotordeckels ist sauber und trocken.

1. Dichtung auf Unversehrtheit prüfen.
Beschädigte, verfärbte oder schmutzige Dichtungen nicht einsetzen.
 2. Fett mit den Fingern dünn auf die Dichtung auftragen.
 3. Dichtung an einer Stelle der Nut einsetzen und mit den Fingern entlang der Außenkante des Deckels streichen, bis die Dichtung in der Nut sitzt.
 4. Deckel schließen und den korrekten Sitz der Dichtung prüfen.
- Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung der Zentrifuge.

1.3 Bestellinformationen

Die Bestellinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com