

## Gebrauchsanweisung

Rotor A-2-VC

Deutsch (DE)

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung des Concentrators/der Vacufuge® plus und ersetzt diese nicht. Bevor Sie die Rotoren das erste Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung des Concentrators. Die aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com).

## 1 Sicherheitshinweis




### ACHTUNG! Rotor kann bei falscher Handhabung fallen.

Der Rotor kann fallen, wenn die Gehänge als Griff verwendet werden.

- ▶ Entfernen Sie vor dem Einsetzen bzw. Entnehmen eines Ausschwingrotors die Gehänge.
- ▶ Tragen Sie das Rotorkreuz immer mit beiden Händen.


## 2 Platten mit Rand einsetzen

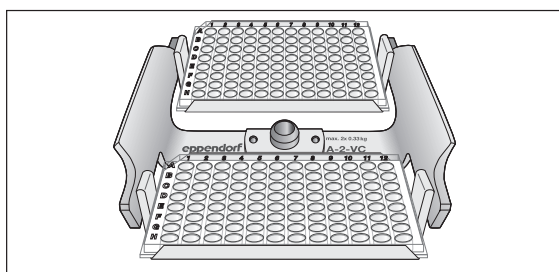

- ▶ Die Mikrottestplatten und PCR-Platten (skirted) in die Gehänge einsetzen.  
Die Platten dürfen nicht über den Rand des Gehänges stehen.

## 3 Gefäße, PCR-Streifen und -Platten einsetzen


Setzen Sie Gefäße, PCR-Streifen und -Platten ohne Rand mit der Arbeitsplatte (Bestellnummer 0030 124.235) ein.

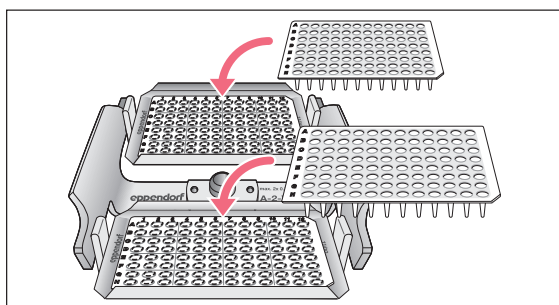

- ▶ Die Arbeitsplatte bestücken.
- ▶ Die Arbeitsplatte in die Aussparung mit Führungshilfe am unteren Rand des Gehänges einsetzen.

## 4 Maximale Befüllung

Während der Zentrifugation stehen die Menisken in den Randgefäßen der Platten schräg.

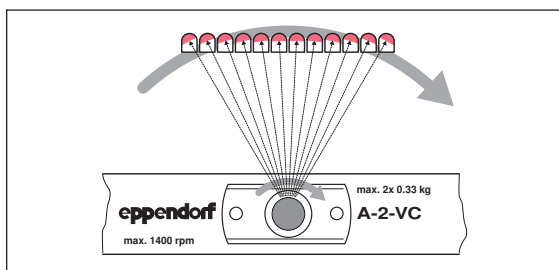

- ▶ Die Wells der Platten mit  $\frac{2}{3}$  des max. Füllvolumens befüllen.

Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com) · [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)