

Rotor A-8-17 für die Zentrifuge 5702 / 5702 R – Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung für den Rotor A-8-17 ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung der Zentrifuge und ersetzt diese nicht. Bevor Sie den Rotor das erste Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung. Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.eppendorf.com.

Der Ausschwingrotor A-8-17 kann mit 15 ml Falcons® und 15 ml DIN-Gefäßen aus DURAN-Glas beladen werden. Die maximal zulässige Gefäßlänge beträgt 120 mm. Die maximale Zuladung (Adapter, Gefäße und Inhalt) des Rotors beträgt 8 x 38 g.


Für den Einbau des Rotors beachten Sie bitte die Nut an der Unterseite des Rotors. Zum Einsetzen des Rotors den Mitnehmerstift der Motorwelle bitte in Längsrichtung drehen. Rotor so auf die Motorwelle stecken, dass die Nut in dieselbe Richtung wie der Mitnehmerstift der Motorwelle zeigt. Rotormutter mit dem Rotorschlüssel durch Drehen im Uhrzeigersinn fest anziehen. Sollte sich die Rotormutter nicht problemlos festziehen lassen, prüfen Sie bitte, ob der Rotor den Mitnehmerstift der Motorwelle erfasst hat. Zum Lösen des Rotors die Rotormutter mit dem Rotorschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Vor der Zentrifugation der Falcons legen Sie bitte die hierfür vorgesehenen Kunststoff-Adapter (Best.-Nr. 5702 702.005) in die Hülsen ein, die Adapter verhindern eine Zerstörung der Falcons. Für die Zentrifugation von DIN-Gefäßen aus Glas werden runde Gummi-

platten (Best.-Nr. 5702 701.009) benötigt, damit die Gefäße nicht zerspringen.

Bitte vergewissern Sie sich vor der Zentrifugation, dass unter jedem Glasgefäß eine solche Gummiplatte liegt. Bitte beachten Sie die vom Hersteller spezifizierte maximale RZB der verwendeten Gefäße.

Bitte bestücken Sie bei unvollständiger Beladung den Rotor so, dass die Zapfen symmetrisch belastet werden.

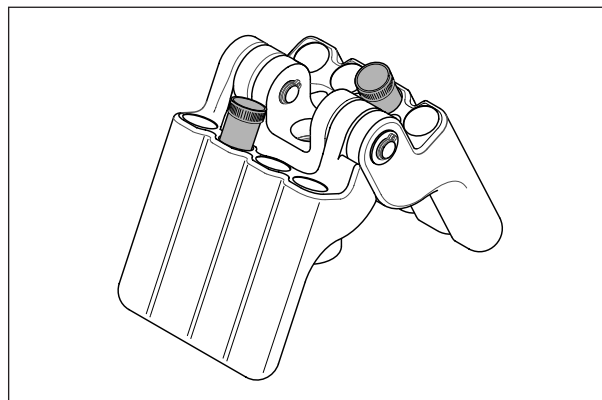

eppendorf
In touch with life

Your local distributor: www.eppendorf.com/worldwide

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany · Tel. +49 40 538 01-0 · Fax +49 40 538 01-556 · E-Mail: eppendorf@eppendorf.com

Eppendorf North America, Inc. · One Cantiague Road, P.O. Box 1019 · Westbury, N.Y. 11590-0207 USA · Tel. +1 516 334 7500 · Toll free phone 800 645 3050 · Fax +1 516 334 7506 · E-Mail: info@eppendorf.com

Application Support

Europe, International: Tel. +49 1803 666 789 · E-Mail: support@eppendorf.com · North America: Tel. +1 800 645 3050 ext. 2258 · E-Mail: support_NA@eppendorf.com
Asia, Pacific: Tel. +603 8023 2769 · E-Mail: support_Asia@eppendorf.com