

Centrifuge 5424 - Gebrauchsanweisung zur Deckelöffnung

Diese Gebrauchsanweisung zur Deckelöffnung ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung der Centrifuge 5424 und ersetzt diese nicht. Bevor Sie die Zentrifuge das erste Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.eppendorf.com.

Ab der Software-Version 2.2 besitzt die Centrifuge 5424 einen neuen Menüpunkt zur Deckelöffnung nach einem Zentrifugationslauf. Sie können zwischen automatischer und manueller Deckelöffnung wählen:

Stellen Sie die Deckelöffnung wie folgt um:



menu/enter aktiviert das Menü.



- ▶ Den Punkt **LID** anwählen und mit **menu/enter** bestätigen.
- ▶ In der zweiten Menüebene den Punkt **AUTO** anwählen, damit der Zentrifugendeckel sich nach einem Zentrifugationslauf automatisch öffnet.
 - Während des Bremsvorganges blinkt die abgelaufene Zentrifugationszeit.
 - Bei Rotorstillstand ertönt ein Signalton.
 - Der Zentrifugendeckel öffnet sich automatisch.
 - Die zuvor eingestellten Parameter (Zeit und g-Zahl/Drehzahl) werden angezeigt.
- ▶ Damit der Zentrifugendeckel nach einem Zentrifugationslauf geschlossen bleibt, wählen Sie über die Pfeiltaste den Punkt **OFF** an.
 - Während des Bremsvorganges blinkt die abgelaufene Zentrifugationszeit.
 - Bei Rotorstillstand ertönt ein Signalton und die open-Taste blinkt.
 - Die abgelaufene Zentrifugationszeit wird angezeigt. 0 rcf/rpm zeigt den Rotorstillstand an.
- ▶ Sie können den Zentrifugendeckel mit der Taste **open** öffnen.

menu/enter bestätigt die Festeinstellung der Parameter und Sie gelangen automatisch auf den Punkt **BACK** in der ersten Menüebene. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Menü verlassen.

Wenn die Deckelöffnung doch nicht verändert werden soll, kann die zweite Menüebene durch Anwählen des Menüpunktes **BACK** und anschließendem Bestätigen mit der **menu/enter**-Taste verlassen werden.

eppendorf

In touch with life

Your local distributor: www.eppendorf.com/worldwide

Eppendorf AG · Hamburg · Germany · Tel: +49 40 538 01-0 · **Application Support** E-Mail: support@eppendorf.com

Eppendorf North America, Inc. · USA · Tel: +1 516 334 7500 · Toll free phone: +1 800 645 3050
E-Mail: info@eppendorf.com