

Installationsanleitung

VisioNize box 2 oder VisioNize box 2 cable
Deutsch (DE)

1 Zu dieser Anleitung

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung für die VisioNize box 2 und für die VisioNize box 2 cable und ersetzt die Bedienungsanleitung nicht. Bevor Sie das Produkt nutzen, lesen Sie diese Installationsanleitung und die Bedienungsanleitung vollständig. Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: <https://www.eppendorf.link/visionize-box2>.

2 Sicherheit

2.1 Zubehör und Ersatzteile



HINWEIS! Geräteschaden

Zubehör- und Ersatzteile, die nicht von der Eppendorf SE empfohlen sind, beeinträchtigen Sicherheit, Funktion und Präzision des Geräts. Für Schäden, die durch nicht empfohlene Zubehör- und Ersatzteile verursacht werden, wird jede Gewährleistung und Haftung durch die Eppendorf SE ausgeschlossen.

- Verwenden Sie ausschließlich von der Eppendorf SE empfohlene Zubehör- und Ersatzteile.



HINWEIS! Störung der Funkverbindung

Für Geräte mit einer Störaussendung der Klasse A gemäß EN IEC 61326-1/EN 55011: Das Gerät kann einen angemessenen Schutz des Funkempfangs im Wohnbereich und in häuslicher Umgebung nicht sicherstellen. Das Gerät kann im Wohnbereich und in häuslicher Umgebung Funkstörungen verursachen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Wohnbereich und in häuslicher Umgebung.



Zusätzlich zu den Sicherheitshinweisen und Warnhinweisen in dieser Installationsanleitung gelten auch die Sicherheitshinweise und andere Hinweise in der Bedienungsanleitung. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig.

3 Installation

3.1 Installation vorbereiten

- Ein Zugang zur VisioNize Lab Suite ist vorhanden.
- In der Nähe des Geräts ist ein freier Stromanschluss vorhanden, der den Angaben auf dem Netzteil entspricht.
- In der Nähe des Geräts ist eine freigeschaltete Netzwerkdose des lokalen Netzwerks vorhanden.
- Ein Standard-Ethernet-Kabel ist vorhanden.
- Ein passendes Verbindungskabel von der VisioNize box 2 oder der VisioNize box 2 cable zum Laborgerät ist vorhanden.
- Das Laborgerät hat die erforderliche Softwareversion.

Installationsanleitung

VisioNize box 2 oder VisioNize box 2 cable
Deutsch (DE)

3.2 Installation durchführen

3.2.1 Gerät installieren



Das Gerät darf nur durch einen Netzwerkadministrator oder geschultes Personal an das lokale Netzwerk angeschlossen und in Betrieb genommen werden.



Eine inkompatible Kommunikationsstruktur führt zu Fehlfunktionen in den Laborgeräten.

- Schließen Sie nur zugelassene Laborgeräte an.
- Wenn Sie das Gerät von Ihrem Laborgerät trennen und an ein anderes Laborgerät anschließen, kann es zu Datenverlust kommen.

1. Schließen Sie das Gerät mit dem Steckernetzteil an das Stromnetz an.
2. Schließen Sie das Gerät mit einem Standard-Ethernet-Kabel an die Netzwerkdose an. Sie können die VisioNize box 2 auch über WLAN mit dem Netzwerk verbinden.
3. Schließen Sie Ihr Laborgerät ohne Netzwerkanschluss mit einem passenden Verbindungskabel an die VisioNize box 2 oder die VisioNize box 2 cable an.

Für die Einbindung der VisioNize box 2 und der VisioNize box 2 cable benötigen Sie ein Nutzerkonto für die VisioNize Lab Suite. Weitere Informationen zur Einrichtung eines Nutzerkontos finden Sie im Internet unter <https://www.eppendorf.com/visionize>.

3.2.2 Gerät in der VisioNize Lab Suite registrieren

1. Starten Sie einen Webbrowser auf einem Computer oder mobilen Endgerät mit Internetzugang.
2. Geben Sie die folgende URL der Internetseite von VisioNize von Eppendorf ein:
<https://www.eppendorf.com/visionize>.
3. Navigieren Sie zum Button *Log in*.
4. Melden Sie sich bei der VisioNize Lab Suite mit den Zugangsdaten von VisioNize an.
5. Öffnen Sie das *Device Management*.
6. Klicken Sie auf *Add device*.
7. Geben Sie die Seriennummer ohne Leerzeichen und in Großbuchstaben ein.



Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild der VisioNize box 2 oder der VisioNize box 2 cable.

Das Gerät erscheint in der VisioNize Lab Suite im *Device Management*.

3.2.3 Kompatible Geräte und Konfiguration

Informationen zu kompatiblen Geräten sowie zur Konfiguration und Verwaltung von allgemeinen Informationen, Netzwerkparametern und angeschlossenen Laborgeräten finden Sie in der Bedienungsanleitung:
<https://www.eppendorf.link/visionize-box2>.

