

Transport, Aufstellen, Weitergabe und Entsorgung der Zentrifuge 5430 R

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung der Zentrifuge 5430 R und ersetzt diese nicht. Bevor Sie die Zentrifuge das erste Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung. Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.eppendorf.com.

Transport



Der Transport der Zentrifuge 5430 R muss immer von zwei Personen durchgeführt werden. Bei Transport über längere Strecken muss zusätzlich eine Transporthilfe wie z.B. eine Sackkarre verwendet werden.

Aufstellen



Das Gewicht der Zentrifuge beträgt 56 kg.
Die Aufstellung des Gerätes muss immer von zwei Personen durchgeführt werden.

1. Verpackungskarton öffnen.

- Klebeband aufschneiden.
- Alle 4 Kartonlaschen aufklappen.
- Zubehör, vorhandene Rotoren und Verpackungsmaterial entnehmen.



2. Gerät aus dem Karton heben.

- Vorderes und hinteres Transportsicherungspolster nach oben entnehmen.
- An den Textilbändern anfassen und die Zentrifuge mit zwei Personen aus dem Karton heben.



3. Gerät auf einen stabilen, waagerechten und resonanzfreien Labortisch stellen.



Transport, Aufstellen, Weitergabe und Entsorgung der Zentrifuge 5430 R

4. Textilbänder abziehen (nicht zerschneiden) und Plastikhülle entfernen.

- Schalten Sie die Zentrifuge erst 4 Stunden nach dem Aufstellen ein, um einen Kompressorschaden zu verhindern.
- Achten Sie auf einen seitlichen Mindestabstand von 30 cm zu benachbarten Geräten und mindestens 15 cm rückseitig zur Wand.
- Stellen Sie das Gerät an einen gut belüfteten und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz zur Vermeidung zusätzlicher Erwärmung.



5. Übereinstimmung der Netzspannung und der Netzfrequenz mit der Angabe auf dem Geräte-Typenschild überprüfen (s. rechte Geräteseite) und danach das Gerät an das Netz anschließen.



6. Gerät am Netzschalter einschalten. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

7. Verpackung und alle Teile der Transportsicherungspolster für einen eventuellen Versand des Gerätes aufbewahren.

Verpackung

Das Verpacken der Zentrifuge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Ein Transport des Gerätes ist nur mit vollständiger und ordnungsgemäßer Originalverpackung gestattet.

Weitergabe

Fügen Sie die Bedienungsanleitung sowie diese Gebrauchsanweisung bei Weitergabe des Gerätes an Dritte bei.

Entsorgung



Im Falle einer Entsorgung des Gerätes sind die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird die Entsorgung durch nationale Regelungen, die auf der EU-Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) basieren, vorgegeben. Bitte sprechen Sie hierzu ggf. Ihren Lieferanten an.

eppendorf
In touch with life

Your local distributor: www.eppendorf.com/worldwide

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany · Tel: +49 40 538 01-0 · Fax: +49 40 538 01-556 · E-mail: eppendorf@eppendorf.com

Eppendorf North America, Inc. · One Cantiague Road · P.O. Box 1019 · Westbury, N.Y. 11590-0207 · USA
Tel: +1 516 334 7500 · Toll free phone: +1 800 645 3050 · Fax: +1 516 334 7506 · E-mail: info@eppendorf.com

Application Support

Europe, International: Tel: +49 1803 666 789 · E-mail: support@eppendorf.com
North America: Tel: +1 800 645 3050 ext. 2258 · E-mail: support_na@eppendorf.com
Asia Pacific: Tel: +60 3 8023 6869 · E-mail: support_asiapacific@eppendorf.com