

Gebrauchsanweisung

Thermoadapter Microplate 96/V/U

Deutsch (DE)

Bevor Sie das Zubehör das erste Mal verwenden, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung. Lesen Sie zusätzlich die Bedienungsanleitung des Geräts, mit dem Sie das Zubehör benutzen.

1 Produktbeschreibung

1.1 Gesamtillustration

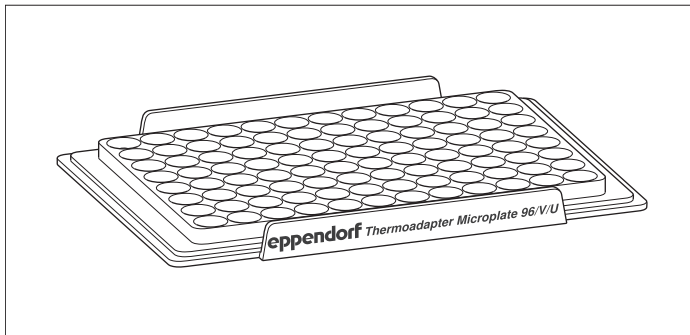


Abb. 1: Thermoadapter Microplate 96/V/U

1.2 Produkteigenschaften

Der Thermoadapter Microplate 96/V/U kann in der *epMotion* auf dem Eppendorf ThermoMixer-Modul und dem Thermomodul temperiert werden. Der Thermoadapter Microplate 96/V/U verkürzt die Zeit, in der die Proben die Zieltemperatur erreichen.

Der Thermoadapter Microplate 96/V/U kann in allen *epMotion* eingesetzt werden. Der Thermoadapter Microplate 96/V/U kann mit *epBlue* ab Version 40.4 verwendet werden.

In den Thermoadapter Microplate 96/V/U kann folgende Labware eingesetzt werden:

- Eppendorf Microplate 96/V
- Eppendorf Microplate 96/U

Der Thermoadapter Microplate 96/V/U wird nicht mit dem Greifer transportiert. Mikrottestplatten können mit dem Greifer in den Adapter gesetzt werden. Mikrottestplatten können mit dem Greifer aus dem Adapter genommen werden.

Gebrauchsanweisung

Thermoadapter Microplate 96/V/U

Deutsch (DE)

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Gefährdungen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch



VORSICHT! Verbrennungsgefahr am heißen Thermoadapter.

Beim Betrieb kann der Thermoadapter Temperaturen bis 96 °C erreichen.

- ▶ Berühren Sie den heißen Thermoadapter nicht.
- ▶ Warten Sie, bis der Thermoadapter vollständig abgekühlt ist.

3 Bestellinformationen

Best.-Nr. (International)	Beschreibung
5075 751.577	Thermoadapter Microplate 96/V/U für Microplate 96/V/U
0030 601.300	Microplate 96/V-PP 80 Platten, Wells klar, Rahmen weiß PCR clean
0030 602.307	Steril
0030 603.303	DNA LoBind
0030 601.670	Microplate 96/V-PP 80 Platten, Wells weiß, Rahmen grau PCR clean
0030 601.904	Microplate 96/V-PP 80 Platten, Wells schwarz, Rahmen weiß PCR clean
0030 601.203	Microplate 96/U-PP 80 Platten, Wells klar, Rahmen weiß PCR clean
0030 602.200	Steril
0030 601.572	Microplate 96/U-PP 80 Platten, Wells weiß, Rahmen grau PCR clean
0030 601.807	Microplate 96/U-PP 80 Platten, Wells schwarz, Rahmen weiß PCR clean

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com