

Gebrauchsanweisung

Ladeschale 2 – Pipettenhalter 2

Deutsch (DE)

1 Zu dieser Anleitung

1.1 Hinweise zu dieser Anleitung


Dieses Dokument ergänzt die Bedienungsanleitung des Produkts. Dieses Dokument ersetzt nicht die Bedienungsanleitung.

1. Bevor Sie das Produkt nutzen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung.
2. Lesen Sie zusätzlich die Bedienungsanleitung des Geräts, mit dem Sie das Zubehör benutzen.


Die Datumsangaben dieser Anleitung entsprechen dem internationalen Datumsformat der Norm ISO 8601. Alle Datumsangaben werden in der Schreibweise JJJJ-MM-TT oder JJJJ-MM dargestellt.

2 Installation

2.1 Ladeschale oder Pipettenhalter an der Wand befestigen

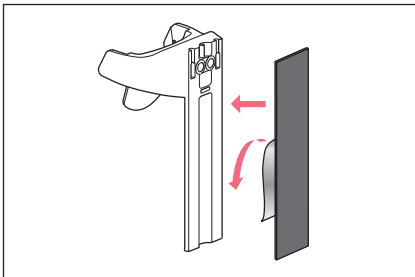

1. Reinigen Sie die glatte Glas- oder Edelstahlfläche (z. B. mit Ethanol) und lassen Sie sie trocknen.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Klebebands.
3. Drücken Sie das Klebeband fest auf die Rückseite der Ladeschale bzw. des Pipettenhalters.

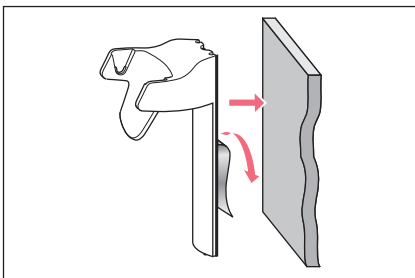

4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der zweiten Seite des Klebebands.
5. Drücken Sie die Ladeschale oder den Pipettenhalter fest gegen die gereinigte Fläche. Belasten Sie die Ladeschale bzw. den Pipettenhalter erst nach 24 Stunden.

2.2 Ladeschale oder Pipettenhalter von der Wand entfernen

1. Ladeschale bzw. Pipettenhalter drehen und Klebestreifen abziehen.

2.3 **Ladeschale oder Pipettenhalter in das Karussell einsetzen**

1. Die Ladeschale bzw. der Pipettenhalter wird ohne Klebestreifen in das Karussell eingesetzt.

3 **Bedienung**

3.1 **Elektronisches Dosiergerät laden**

Die Ladefunktion bei einer Wandmontage erfolgt nicht über den Pipettenhalter. Das Dosiergerät wird mit zugehörigem Netzteil geladen.

4 **Instandhaltung**

4.1 **Ladeschale oder Pipettenhalter reinigen**

Material:

- Tuch
 - Reinigungsmittel auf Seifenbasis
1. Reinigen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.

5 **Technische Daten**

5.1 **Material**

Freie Flächen	Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymere (ASA/PC)
Ladekontakte	Vernickelte Beschichtung

6 **Bestellinformation**

Ladeschale

Beschreibung	Bestell-Nr.
Ladeschale 2 für eine Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus für Ladekarussell 2 (mit Ladefunktion)	3116 602 007
für eine Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream für Ladekarussell 2 (mit Ladefunktion)	3116 603 003

Pipettenhalter

Beschreibung	Bestell-Nr.
Pipettenhalter 2 weiß für Eppendorf Research® 3-Pipetten für Pipettenkarussell 2, Ladekarussell 2, Ständer oder Wandhalter, Klebestreifen enthalten, ohne Ladefunktion	3116 000 295

Beschreibung	Bestell-Nr.
Pipettenhalter 2 für eine Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2, Biomaster® oder epMotion® Tip Tool für Pipettenkarussell 2, Ladekarussell I 2, Ständer oder Wandhalter, Klebestreifen enthalten, ohne Ladefunktion	3116 000 112
für eine Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus für Pipettenkarussell 2, Ladekarussell I 2, Ständer oder Wandhalter, Klebestreifen enthalten, ohne Ladefunktion	3116 000 120
für eine Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream für Pipettenkarussell 2, Ladekarussell I 2, Ständer oder Wandhalter, Klebestreifen enthalten, ohne Ladefunktion	3116 000 139
für eine Multipette® M4 für Pipettenkarussell 2, Ladekarussell I 2, Ständer oder Wandhalter, Klebestreifen enthalten, ohne Ladefunktion	3116 000 147