

Installationsleitfaden

Eppendorf TrackIT
Deutsch (DE)

1 Installation

1.1 Systemvoraussetzungen

- Windows 7 SP1 (oder höher)
- Windows 8
- Windows Vista SP2 (oder höher)
- Windows XP SP3 (nicht empfohlen)
- Windows 10
- 32 Bit Prozessor (oder höher), Taktfrequenz 1 GHz (empfohlen 2 GHz)
- USB 2.0 Schnittstelle (oder höher)
- 1 GB RAM
- 500 MB freier Festplattenspeicherplatz

1.2 Software oder Software-Update installieren

- ▶ USB-Speichermedium in eine USB-Schnittstelle stecken.
- ▶ Verzeichnis öffnen und das Programm **setup.exe** starten.
Der Installationsassistent wird gestartet.
- ▶ Installationssprache wählen und mit *OK* bestätigen.
Der Installationsassistent wird vorbereitet.
- ▶ *Weiter* anklicken, um fortzufahren.
- ▶ Benutzerinformationen eintragen und mit *Weiter* bestätigen.
- ▶ *Vollständige Installation* wählen und mit *Weiter* bestätigen.
- ▶ *Installieren* wählen.
Software wird installiert.
- ▶ Warten, bis die Installation abgeschlossen ist und mit *Fertig stellen* bestätigen.
Eppendorf TrackIT ist installiert und kann gestartet werden.

1.3 Software starten und Lesegerät einrichten

- ▶ Software starten.
- ▶ Anmeldenamen *Admin* wählen.
- ▶ Passwort *admin* eingeben.
- ▶ Mit *Anmelden* bestätigen.
- ▶ Lesegerät an eine USB-Schnittstelle anschließen.
- ▶ Im Menü *Konfiguration* das Untermenü *Lesegerät einstellen* wählen.
- ▶ Im Fenster *Konfiguration* den seriellen Anschluss (ComPort) wählen und mit *Schließen* bestätigen.
- ▶ Im Menü *Konfiguration* das Untermenü *Lesegerät verbinden* wählen.
Die Statusanzeige im Hauptbildschirm zeigt: *Lesegerät aktiv*.
- ▶ Einen anderen ComPort wählen, wenn das Lesegerät inaktiv bleibt.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com