

Gebrauchsanweisung

Ladeschale für Ladeständer und Ladekarusell Serie 4880

Deutsch (DE)

1 Ladeschale tauschen

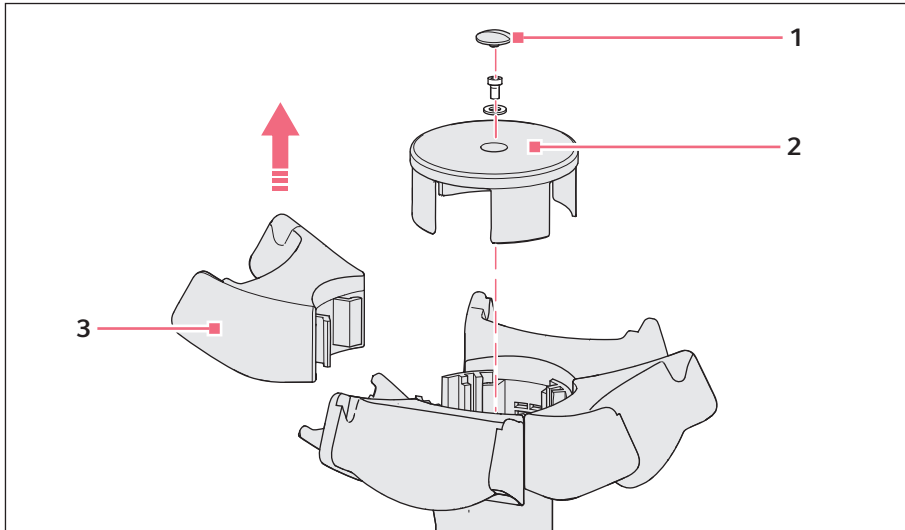


Abb. 1-1: Ladeschale tauschen

1 Verschlusskappe

3 Ladeschale

2 Deckplatte

Um eine Ladeschale zu tauschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ladestecker des Netzteils aus der Steckbuchse ziehen.
2. Verschlusskappe (1) abnehmen.
3. Schraube auf der Deckplatte (2) abschrauben. Dazu den Innensechskant-Schlüssel 2,5 mm aus dem Zubehör der Ladeschale benutzen.
4. Schraube und Unterlegscheibe für den Zusammenbau sicher aufbewahren.
5. Unter die Ladeschalen (3) greifen. Ladeschale wechselseitig leicht verkanten und dabei nach oben ziehen. Ladeschale zusammen mit der Deckplatte (2) abnehmen.

Gebrauchsanweisung

Ladeschale für Ladeständer und Ladekarussell Serie 4880
Deutsch (DE)

6. Neue Ladeschalen einsetzen.

Die Schleifkontakte der Ladeschale müssen mit den vergoldeten Bahnen des Ladekarussells Kontakt haben.

7. Ladekarussell in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

8. Ladestecker des Netzteils in die Steckbuchse stecken.

9. Ladefunktion prüfen.

Wenn Sie eine Xplorer/Xplorer plus oder eine Multipette/Repeater (X)stream einhängen, erscheint im Display *Device connected to power supply!*. Beim Herausnehmen erscheint im Display *Device disconnected from power supply!*. Beim Ladevorgang zeigt das Display ein blinkendes Akku-Symbol.

2 Bestellinformationen

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
4880 000.000 4880 000.018	4880000000 4880000018	Ladeständer 4880 für 1 Xplorer/Xplorer plus für 1 Multipette/Repeater (X)stream
4880 000.026	4880000026	Ladekarussell 4880 inkl. Netzteil 4880 603.006 für 4 Xplorer/Xplorer plus
4986 603.005 4880 603.006	4986603005 4880603006	Netzteil mit Netzsteckeradaptern für Xplorer/Xplorer plus, Multipette/ Repeater (X) stream für Ladekarussell der Serie 4880
4880 601.003 4880 602.000	4880601003 4880602000	Ladeschale für Ladekarussell der Serie 4880 für Multipette/ Repeater (X)stream für Xplorer/Xplorer plus

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com