

## Installationsleitfaden

Software-Update für VisioNize® pipette manager  
Deutsch (DE)

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung und ersetzt diese nicht. Um den VisioNize pipette manager zu bedienen, lesen Sie die Bedienungsanleitung. Die aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.eppendorf.com/manuals](http://www.eppendorf.com/manuals).

## 1 Anwendungshinweise

### 1.1 Weiterführende Dokumente

Zusätzlich gelten diese Dokumente:

- Installationsleitfaden "VisioNize pipette manager"
- Quick Setup Guide "VisioNize pipette manager"
- Bedienungsanleitung "VisioNize pipette manager"
- Bedienungsanleitung "Eppendorf Xplorer/Xplorer plus"

## 2 Produktbeschreibung

### 2.1 Produkteigenschaften

Mit dieser Anleitung kann die Systemsoftware des VisioNize pipette manager aktualisiert werden. Dazu wird ein Software-Paket heruntergeladen und auf einem USB-Stick entpackt.



Die Software der Pipette muss ggf. im Anschluss ebenfalls aktualisiert werden. Beachten Sie die Hinweise auf dem VisioNize pipette manager.

#### 2.1.1 Voraussetzungen

- Rechner mit USB-Schnittstelle
- USB-Stick (Format FAT32)
- Internetverbindung

## Installationsleitfaden

Software-Update für VisioNize® pipette manager  
Deutsch (DE)

### 2.1.2 Unterstütztes Gerät

- VisioNize pipette manager

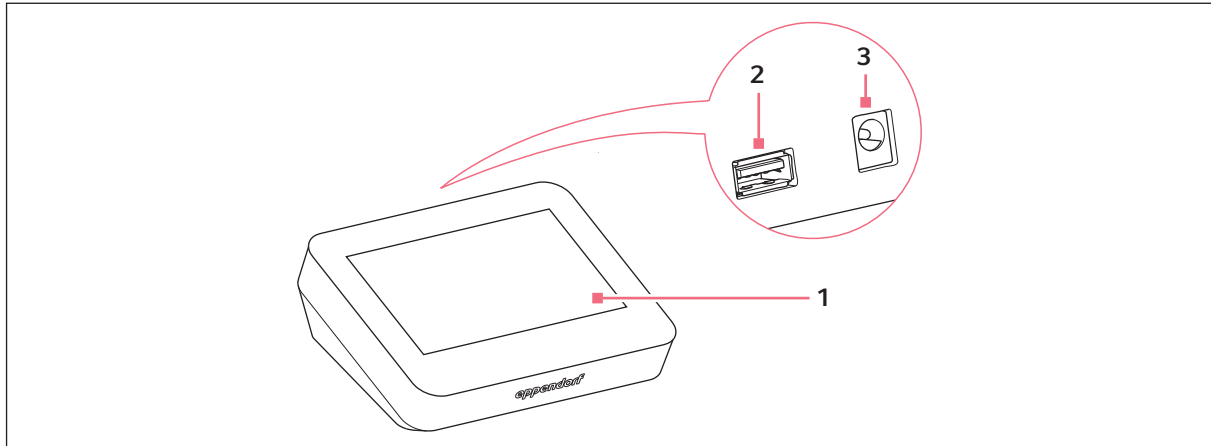


Abb. 1: VisioNize pipette manager

1 Touchscreen

3 Stromanschluss für Netzteil

2 USB-Schnittstelle

### 2.1.3 Unterstützte Dosiergeräte

- Eppendorf Xplorer/Xplorer plus

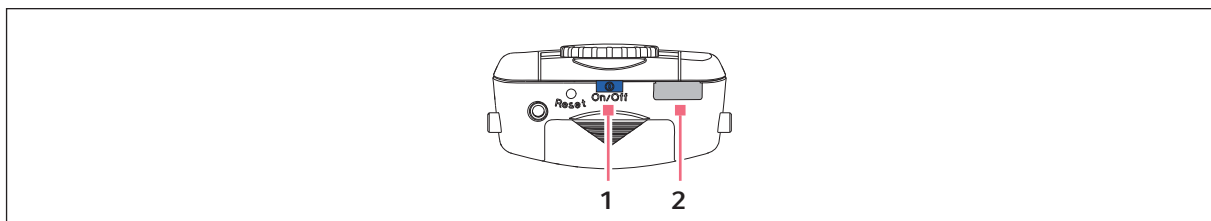


Abb. 2: Eppendorf Xplorer/Xplorer plus

1 Taste On/Off

2 Micro-USB-Schnittstelle

Dosiergerät	Einschalter/Ausschalter	Schnittstelle
Eppendorf Xplorer	Taste <b>On/Off</b>	Micro-USB
Eppendorf Xplorer plus	Taste <b>On/Off</b>	Micro-USB

## **3 Installation**

### **3.1 Software-Paket herunterladen und installieren**

#### **3.1.1 Software-Paket herunterladen**

1. Öffnen Sie die Internetseite <https://www.eppendorf.com/software-downloads/>.
2. Wählen Sie das Zip-Paket **VisioNize\_pipettemananger\_software\_update.zip** aus und speichern Sie es auf dem USB-Stick.
3. Entpacken Sie das Zip-Paket im Hauptverzeichnis des USB-Sticks.

Folgende 6 Dateien sind im Ordner enthalten:

\*.zip

\*.dtb

\*.scr

\*.img

2 Dateien ohne Endung

#### **3.1.2 Software-Update starten**

Voraussetzung

- Das Zip-Paket ist heruntergeladen und entpackt.
- Der VisioNize pipette manager ist eingeschaltet.

1. Den Menüpfad *Menu > Settings > System Settings > Update Software* öffnen.
2. Stecken Sie den USB-Stick in den VisioNize pipette manager.
3. Drücken Sie den Button *Start Update*.
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Programms.

Sie werden Schritt für Schritt durch den Installationsprozess geleitet.

Das Software-Update dauert wenige Minuten.

Das Ergebnis des Updates wird angezeigt.

Der VisioNize pipette manager startet nach dem Update neu.

#### **3.1.3 Software der Pipette aktualisieren**

Voraussetzung

- Micro-USB-Kabel ist vorhanden (liegt dem VisioNize pipette manager bei).

1. Verbinden Sie die Pipette mit dem VisioNize pipette manager.
2. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Programms.  
Sie werden Schritt für Schritt durch den Installationsprozess geleitet.  
Das Ergebnis des Updates wird angezeigt.

## Installationsleitfaden

Software-Update für VisioNize® pipette manager  
Deutsch (DE)

## 4 Problembekämpfung

### 4.1 Allgemeine Fehler

Symptom/Meldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der USB-Stick wird nicht erkannt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der USB-Stick ist nicht im Format FAT32 formatiert.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Formatieren Sie den USB-Stick im Format FAT32.</li><li>▶ Kopieren Sie die Daten auf den USB-Stick.</li><li>▶ Starten Sie das Update neu.</li></ul>
Das Software-Update lässt sich nicht durchführen   startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die ZIP-Datei ist nicht korrekt entpackt oder es liegen nicht alle Dateien vor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Entpacken Sie die ZIP-Datei im Hauptverzeichnis.</li><li>▶ Kopieren Sie die Daten auf den USB-Stick.</li><li>▶ Starten Sie das Update neu.</li></ul>