

BEDIENFELD NEW BRUNSWICK™ SCHÜTTLER

M1190-9600 Revision C


1. RPM (1/MIN): Leuchtet, wenn im Display die Drehzahl, d. h. der Drehzahl-Istwert oder im Einstellmodus (SET) der Drehzahl-Sollwert, angezeigt wird. Blinkt bei 5 RPM über oder unter dem Sollwert.

2. HRS (STUNDEN): Leuchtet, wenn im Display die Zeit, d. h. die Restlaufzeit oder im Einstellmodus die Sollzeit oder die Gesamtlaufzeit, angezeigt wird.

3. °C: Leuchtet, wenn im Display die Temperatur, d. h. die Ist-Temperatur oder im Einstellmodus die Soll-Temperatur in der Kammer oder im Bad, angezeigt wird. Blinkt bei 1 °C über oder unter dem Sollwert.

4. *: Innova 3100 - Blinkt, wenn der Wasserstand unter dem Sollwert liegt.

5. Festlegen, welche Funktion angezeigt werden soll: RPM, HRS, °C

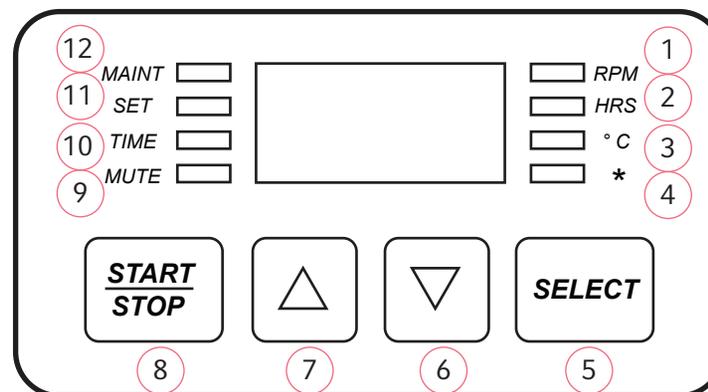

6. Sollwert für Schütteldrehzahl (RPM), Zeit (HRS) oder Temperatur (°C) verringern.

7. Sollwert für Schütteldrehzahl (RPM), Zeit (HRS) oder Temperatur (°C) erhöhen.

8. Schüttelbetrieb starten oder anhalten.

9. MUTE (STUMM): Leuchtet, wenn der Alarmton deaktiviert ist.

10. TIME (ZEIT): Leuchtet während eines zeitgesteuerten Laufs. Blinkt am Ende des Laufs.

11. SET (EINSTELLMODUS): Zum Einstellen von Sollwerten, leuchtet bei Bedienung der Taste ▲ oder ▼

12. MAINT (WARTUNG): Leuchtet alle 10.000 Betriebsstunden um anzuzeigen, dass eine vorbeugende Wartung erforderlich ist.

BEDIENFELD NEW BRUNSWICK™ SCHÜTTLER

M1190-9600 Revision C

Alarmton:

1. Drücken Sie SELECT, um den Alarm zu quittieren. Der Alarm verstummt, bleibt jedoch aktiviert.
2. Um ihn zu deaktivieren, drücken Sie SELECT, bis HRS gewählt ist. Drücken Sie anschließend ▲ und ▼ GLEICHZEITIG und dann START/STOP. Es leuchtet "MUTE".
3. Um den Alarm wieder zu aktivieren, drücken Sie SELECT, bis HRS gewählt ist. Drücken Sie anschließend ▲ und ▼ GLEICHZEITIG und dann START/STOP. "MUTE" geht aus.

Zeitgesteuerten Lauf einstellen und starten:

1. Drücken Sie SELECT, bis HRS leuchtet.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Zeit einzustellen (zwischen 0.1 HRS und 99.9 HRS).
3. Während SET leuchtet, drücken Sie START/STOP. Nun leuchtet TIME. Im Display wird die Restlaufzeit angezeigt.

Abbrechen:

1. Drücken Sie SELECT, bis HRS gewählt ist.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, dann START/STOP. Die Leuchte "TIME" geht aus. Im Display wird "Off " angezeigt.

Laufzeit einstellen:

Drücken Sie, während "TIME" leuchtet, ▲ oder ▼, um eine neue Zeit einzustellen.

Gesamtlaufzeit:

1. Drücken Sie SELECT, bis HRS gewählt ist.
2. Drücken Sie ▲ und ▼ GLEICHZEITIG.
3. Drücken Sie START/STOP. Die Zeit wird in der Einheit "hundert Stunden" angezeigt.

Wenn das Display blinkt, war die Stromversorgung unterbrochen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Blinken zu deaktivieren.