

Gebrauchsanweisung

Combilong®/Combitube®

Deutsch (DE)

1 Combilong/Combitube

1.1 Produkteigenschaften

Die Ansaughilfe Eppendorf Combilong/Combitube ermöglicht die Flüssigkeitsentnahme aus Flaschen mit einem Öffnungsdurchmesser von bis zu 50 mm. Die Ansaughilfe kann in Verbindung mit allen Eppendorf Dispensern verwendet werden.

1.2 Materialien



ACHTUNG! Aggressive Substanzen können Dispenser, Combitip und Zubehör beschädigen.

- ▶ Prüfen Sie bei der Verwendung von organischen Lösungsmitteln und aggressiven Chemikalien die Chemikalienbeständigkeit.
- ▶ Beachten Sie die Reinigungshinweise.

Bauteil	Material
Ansaughilfe	Polypropylen (PP)



Angaben zur Beständigkeit von Polypropylen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Combitips advanced unter www.eppendorf.com/cbt.

1.3 Ansaughilfe vorbereiten

1. Rohr auf die gewünschte Länge kürzen.
2. Ansaughilfe in die Flasche stecken.

1.4 Reservoir befüllen

Voraussetzung

Combitip advanced 50 mL.

1. Combitip in einen Dispenser einsetzen.
2. Spitze des Combitips fest in die Öffnung des Reservoirs stecken.
3. Flüssigkeit bis zur Markierung **min** ansaugen.
 - Das Reservoir füllt sich.
4. Combitip etwas aus der Öffnung ziehen und Flüssigkeit zurück in die das Reservoir oder das Ausgangsgefäß geben.

1.5 Flüssigkeit entnehmen

1.5.1 Combitip advanced 2,5 mL und 50 mL

1. Spitze des Combitips in die Öffnung der Ansaughilfe stecken.
2. Flüssigkeit aufnehmen.

Gebrauchsanweisung

Combilong®/Combitube®

Deutsch (DE)

1.5.2 Combitip advanced 0,1 mL, 0,2 mL und 1,0 mL

1. Spitze des Combitips in die Flüssigkeit im Reservoir eintauchen.
2. Flüssigkeit aufnehmen.

1.6 Ansaughilfe reinigen

1. Ansaughilfe aus der Falsche entnehmen,
2. Rohr abwischen.
3. Restflüssigkeit aus dem Reservoir absaugen.
4. Ansaughilfe mit demineralisiertem Wasser mehrmals spülen und trocknen lassen.

1.6.1 Ansaughilfe autoklavieren

Die Ansaughilfe ist unter folgenden Bedingungen autoklavierbar:

- 121 °C
- 1 bar Überdruck
- 20 Minuten
- maximal zehnmal autoklavierbar

1.7 Bestellinformationen

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
0030 059.506	–	Combilong Ansaughilfe für Messkolben und hohe Flaschen 2 Stück
–	022261550	Combitube Ansaughilfe für Messkolben und hohe Flaschen 2 Stück

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com