


Gebrauchsanweisung

Easypet® 3

Deutsch (DE)

1 Wandhalter für Easypet 3

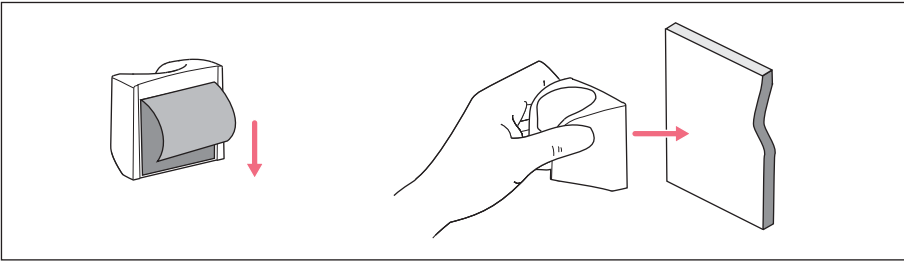

2 Wandhalter befestigen

1. Glas- oder Keramikfläche reinigen (z. B. mit Ethanol) und trocknen lassen.
2. Schutzfolie entfernen und Wandhalter fest gegen die gereinigte Fläche drücken. Wandhalter erst nach 24 Stunden belasten.


3 Wandhalter reinigen

- ▶ Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen.

4 Wandhalter entfernen

- ▶ Wandhalter drehen und Klebestreifen entfernen.

5 Akku laden

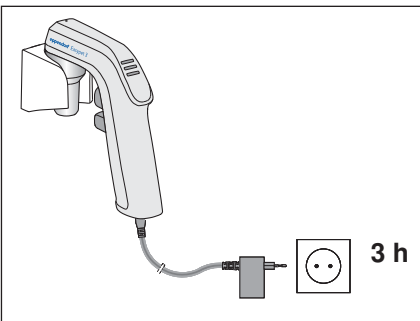

- ▶ Easypet 3 in Wandhalter einhängen und mit dem Netzteil laden.

6 Materialien

Wandhalter	Material
Freie Flächen	Polypropylen (PP)

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com