


Gebrauchsanweisung Schlauchadapter Deutsch (DE)

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zu den Bedienungsanleitungen des Mikromanipulationssystems. Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der Geräte des Mikromanipulationssystems. Die aktuellen Versionen finden Sie im Internet unter www.eppendorf.com.

1 Installation

Mit dem Schlauchadapter können an den Aktuator des PiezoXperts oder an den Universalkapillarenhalter Schläuche von Drittanbietern angeschlossen werden.

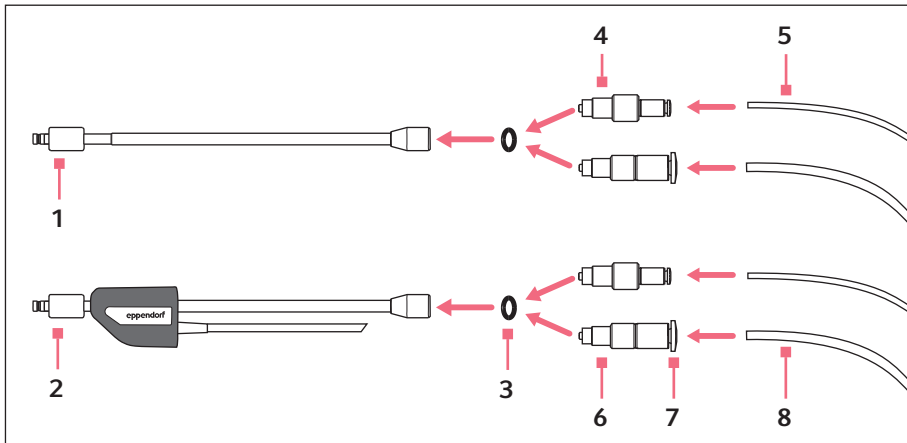

1 **Universalkapillarenhalter**

2 **Aktuator**
PiezoXpert

3 **O-Ring**
Durchmesser 5,5 mm

4 **Schlauchadapter 2 mm**

5 **Schlauch**
Außendurchmesser 2 mm

6 **Schlauchadapter 3 mm**

7 **Schlauchentriegelung**

8 **Schlauch**
Außendurchmesser 3 mm

Gebrauchsanweisung

Schlauchadapter

Deutsch (DE)

1.1 Schlauchadapter montieren und Schlauch einsetzen

1. O-Ring einsetzen.
2. Schlauchadapter einschrauben.
3. Schlauch einstecken.

Der Schlauch wird automatisch im Schlauchadapter fixiert.

Der Aktuator oder der Universalkapillarenhalter kann an den Mikromanipulator montiert werden.

1.2 Schlauch abnehmen

Voraussetzung

- Das System ist drucklos.
 - Der Aktuator oder der Universalkapillarenhalter ist nicht am Mikromanipulator montiert.
1. Schlauchentriegelung drücken und halten.
 2. Schlauch abziehen.

2 Ordering information

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
5194 075.407	5194075407	Schlauchadapter für Schläuche mit Außendurchmesser 2 mm oder 3mm

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com