

Sticky Pad

Bedienungsanleitung

Copyright © 2014 Eppendorf AG, Germany. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the copyright owner.

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.

New Brunswick™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany.

Trademarks are not marked in all cases with ™ or ® in this manual.


1 Haftfolienkissen verwenden

1.1 Produktbeschreibung

1.1.1 Haftfolienkissen

Das Haftfolienkissen wird als Matte 20 x 20 cm (8 x 8 Zoll) geliefert und kann zum Befestigen von Kolben, Flaschen, Schalen oder anderen ähnlichen Gefäßen eingesetzt werden. Es kann die gesamte Plattformfläche vollständig abdecken oder auch in Kombination mit Schraubzubehör wie z. B. Gestellen und Halteklammern verwendet werden. Das Haftfolienkissen lässt sich leicht entfernen und kann einfach durch Abziehen von der Plattformoberfläche verschoben werden. Das Haftfolienkissen und das Haftfolienkissen-Adapterset (Bestell-Nr. M1250-9504) sind wiederverwendbar und mehrere Jahre haltbar.

1.2 Installation

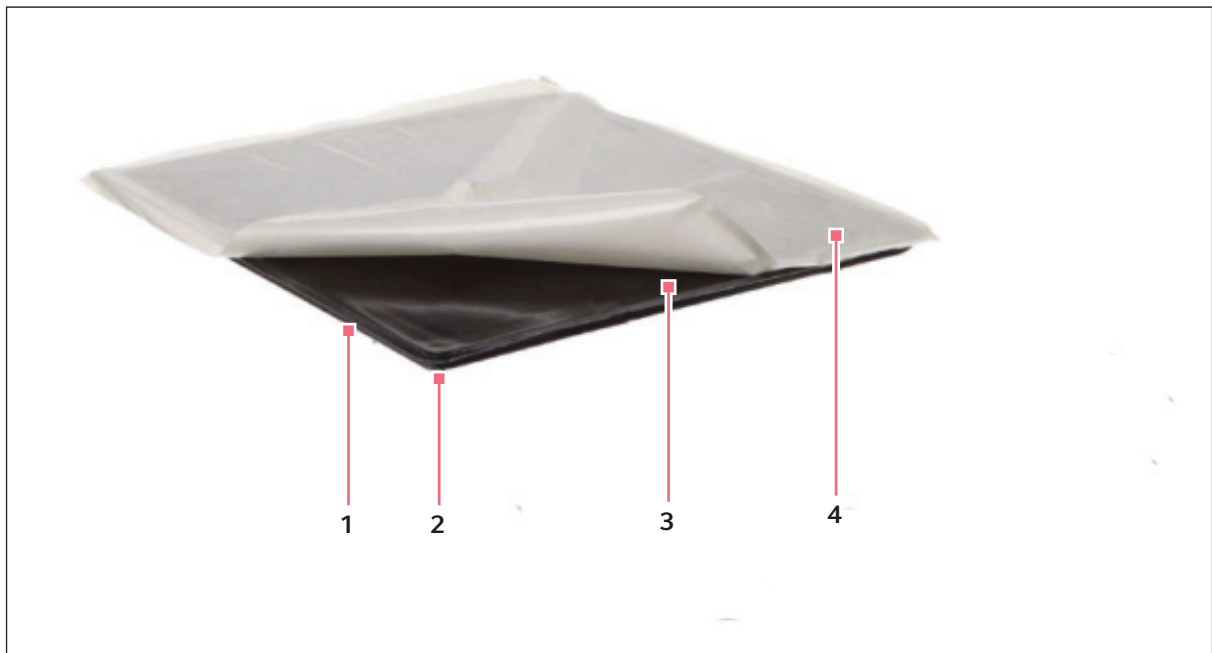

1 Kunststoffform

2 Innenseite des Haftfolienkissens

3 Oberseite des Haftfolienkissens

4 Silikonkunststofffolie

1.2.1 Anweisungen

1. Entfernen Sie die Silikonkunststofffolie.
2. Nehmen Sie das Haftfolienkissen aus der Kunststoffform.
3. Installieren Sie das Haftfolienkissen mit der Oberseite an der sauberen Plattform.
4. Installieren Sie die Kolben an der Innenseite des Haftfolienkissens. Drücken Sie sie dazu fest an ihren Platz.

Haftfolienkissen verwenden

Sticky Pad
Deutsch (DE)

1.3 Betrieb

Vor Verwendung des Haftfolienkissen müssen alle Öl- oder Fettspuren gründlich von der Plattformoberfläche entfernt werden. Dafür können Sie eines der handelsüblichen Reinigungsmittel verwenden.

1. Testen Sie das Haftfolienkissen mit jedem Behältertyp, den Sie verwenden möchten, unter den gleichen Bedingungen (Drehzahl, Temperatur und Materialmenge im Behälter), die bei Ihrem geplanten Prozess herrschen sollen. Wenn sich der Behälter unter diesen Bedingungen verschiebt oder löst, verwenden Sie ihn nicht für diese Anwendung.



Der empfohlene Temperaturbereich für das Haftfolienkissen beträgt 15–45 °C.

**VORSICHT!**

- ▶ Bei hohen Drehzahlen ist das Haftfolienkissen nicht so sicher wie Halteklammern.
- ▶ Bei Verwendung des Haftfolienkissen beträgt die maximale Drehzahl 250 rpm für Hubdurchmesser bis 2,5 cm (1 Zoll) bzw. 200 rpm für Durchmesser bis 5,1 cm (2 Zoll).

**VORSICHT!**

- ▶ Verwenden Sie das Haftfolienkissen nicht in Wasserbad-Schüttlern.

2. Das Haftfolienkissen hat zwei Flächen, von denen die eine stärker haftet als die andere. Befestigen Sie die stärker haftende Seite an der Plattform und installieren Sie den Kolben an der weniger stark haftenden Seite.
3. Nehmen Sie Verschüttungen schnellstmöglich auf. Kommt das Haftfolienkissen mit einer kleineren Wassermenge in Kontakt, lassen Sie es vor der weiteren Verwendung vollständig trocknen.
4. Um einen Kolben von dem Haftfolienkissen zu lösen, geben Sie eine kleine Menge Wasser rund um den Kolbenboden. Nachdem Sie den Kolben entfernt haben, tupfen Sie das Kissen mit einem Papierhandtuch trocken.

**ACHTUNG!**

- ▶ Beim Entfernen der Kolben von dem Haftfolienkissen darf keine übermäßige Gewalt angewendet werden. Dies kann zu Sachschäden führen.

**ACHTUNG!**

- ▶ Wird das Haftfolienkissen längere Zeit in einem Inkubationsschüttler oder einer inkubierten Umgebung eingesetzt, kann es schwierig werden, die Kolben von dem Haftfolienkissen zu entfernen. Um möglichen Bruch zu vermeiden, entfernen Sie die Kolben sicher mit dem oben beschriebenen Verfahren.

5. Das Haftfolienkissen lässt sich ganz einfach reinigen, indem Sie es von der Plattform abziehen und mit einem Schwamm plus Wasser oder Spülmittellösung waschen. Wenn das Haftfolienkissen vollständig getrocknet ist, erhält es auch seine volle Haftfestigkeit wieder zurück.

1.4 Technische Daten

1.4.1 Technische Daten

Haftfolienkissen	
Abmessungen	20 x 20 cm (8 x 8 Zoll)
Temperaturbereich	15–45 °C
Maximaldrehzahl	250 rpm (für Hubdurchmesser bis 2,5 cm)
	200 rpm (für Hubdurchmesser bis 5,1 cm)
Geographische Höhe	2000 m
Bestell-Nr.	M1250-9700

Haftfolienkissen verwenden

Sticky Pad
Deutsch (DE)

Evaluate your manual

Give us your feedback.
www.eppendorf.com/manualfeedback