



Instrucciones de uso
Carrusel portapipetas
Español (ES)

1 Ilustración general

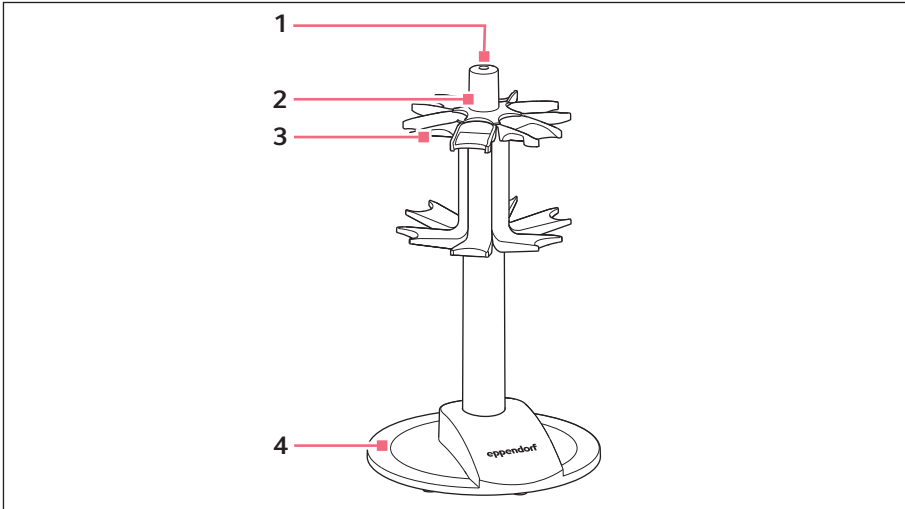


- | | |
|------------|--|
| 1 Tornillo | 3 Soporte para pipetas o dispensadores |
| 2 Cubierta | 4 Carrusel portapipetas |

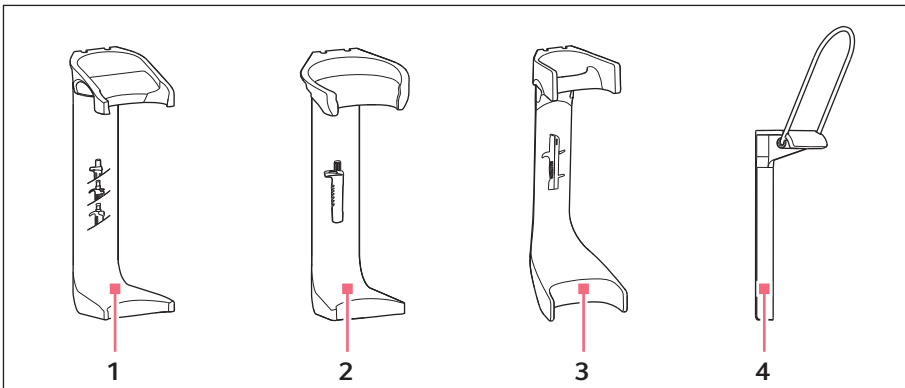

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Soporte para Research plus, Biomaster 3 | 3 Soporte para Multipipette M4 |
| 2 Soporte para Reference 2 | 4 Soporte para Varipipette |

Instrucciones de uso
Carrusel portapipetas
Español (ES)

2 Cambio de soporte

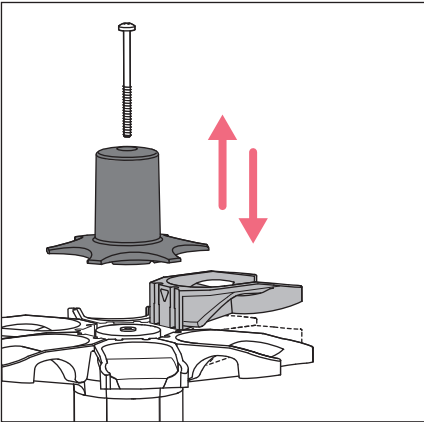

1. Desenrosque el tornillo y quite la cubierta.
2. Sujete el carrusel y retire el soporte hacia arriba.
3. Cuelgue el soporte de la guía.
4. Desplace el soporte hacia abajo hasta que la pieza de enganche quede enganchada hacia abajo.
5. Coloque la cubierta y enrosque el tornillo.

3 Información de pedidos

N° de pedido (Internacional)	N° de pedido (Norteamérica)	Descripción
4923 000.009 3115 000.003	4923000009 022444905	Carrusel portapipetas con 6 soportes Reference 2 Research plus, Biomaster
4982 602.004	4982602004	Soporte para carrusel portapipetas o montaje de pared Multipette M4
4923 601.002 3115 600.019 4981 201.006	4923601002 022444913 022260588	Soporte para carrusel portapipetas Reference 2 Research plus, Biomaster Varipette