

Instrucciones de uso

Soporte cargador/carrusel cargador serie 4880

Español (ES)

1 Visión general del producto

1.1 Ilustración general

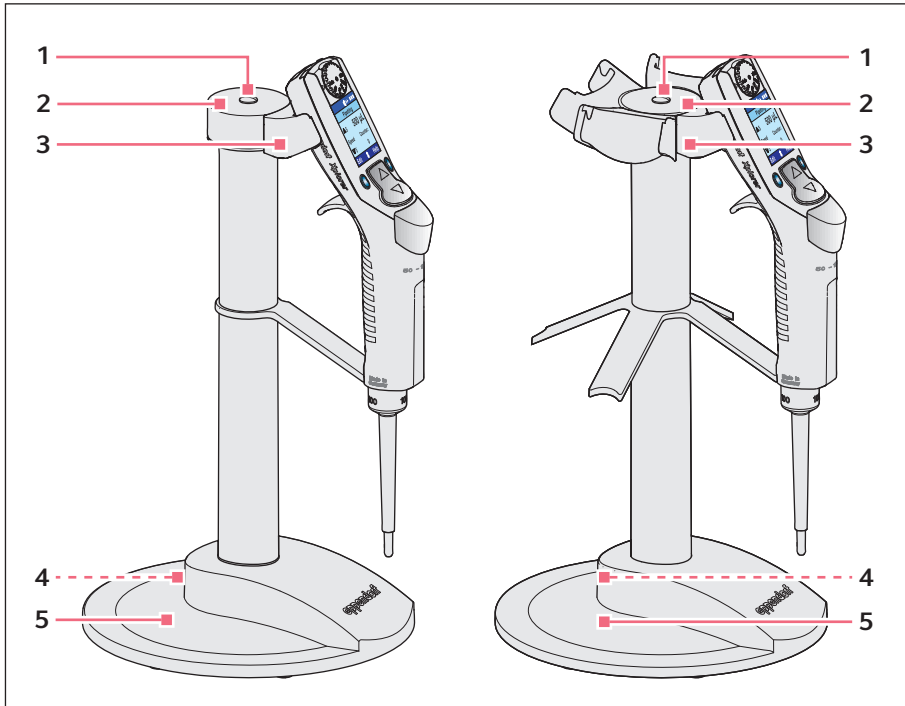


Fig. 1-1: A la izquierda: soporte cargador para una pipeta Xplorer; a la derecha: carrusel cargador para cuatro pipetas Xplorer

1 Tapón

2 Tapa cobertora

3 Base de recarga

4 Hembrilla

para el enchufe de carga de la fuente de alimentación

5 Base

Etiqueta de información del producto en la parte inferior

1.2 Características del producto

Dependiendo del soporte cargador, cargue una pipeta Xplorer/Xplorer plus o una Multipette/Repeater (X)stream. Cargue el carrusel cargador con cuatro pipetas Xplorer/Xplorer plus. Puede cargar también pipetas monocanal y multicanal Xplorer/Xplorer plus.

Con el carrusel cargador puede cargar además la Multipette/Repeater (X)stream. Para ello debe cambiar las bases de recarga. En lugar de la base de recarga para Xplorer/Xplorer plus, monte una base de recarga para Multipette/Repeater (X)stream. La base de recarga para Multipette/Repeater (X)stream tiene color azul. Si cuelga o extrae un equipo de la base de recarga, observe el mensaje en el indicador del dosificador. Durante la carga, el indicador muestra un símbolo de batería parpadeante.

2 Instalación de la fuente de alimentación




¡AVISO! Daños materiales por una fuente de alimentación incorrecta.
El soporte cargador y el carrusel cargador requieren distintas fuentes de alimentación.

- ▶ Compruebe si utiliza la fuente de alimentación correcta. El número de pedido de la fuente de alimentación se encuentra en la fuente de alimentación.

Tab. 2-1: Visión general

Fuente de alimentación del soporte cargador	Fuente de alimentación del carrusel cargador
Número de pedido 4986 603.005	Número de pedido 4880 603.006
En el alcance de suministro de la Xplorer/Xplorer plus y Multipette/Repeater (X)stream	En el alcance de suministro del carrusel cargador Con adaptadores de red para enchufes de distintos países

Inserte el adaptador de red (sólo fuente de alimentación 4880 603.006)

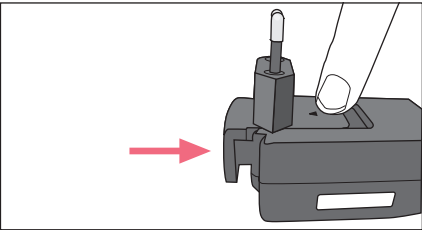

- ▶ Compruebe qué adaptador de red es necesario para la forma de su enchufe.
- ▶ Conecte el adaptador de red a la abertura de la fuente de alimentación.
- ▶ Al mismo tiempo, presione la marca del adaptador de red.

Conexión de la fuente de alimentación con el carrusel cargador o con el soporte cargador

- ▶ Conecte el enchufe de carga de la fuente de alimentación correspondiente con la hembrilla del soporte cargador.

3 Cambio de la base de recarga

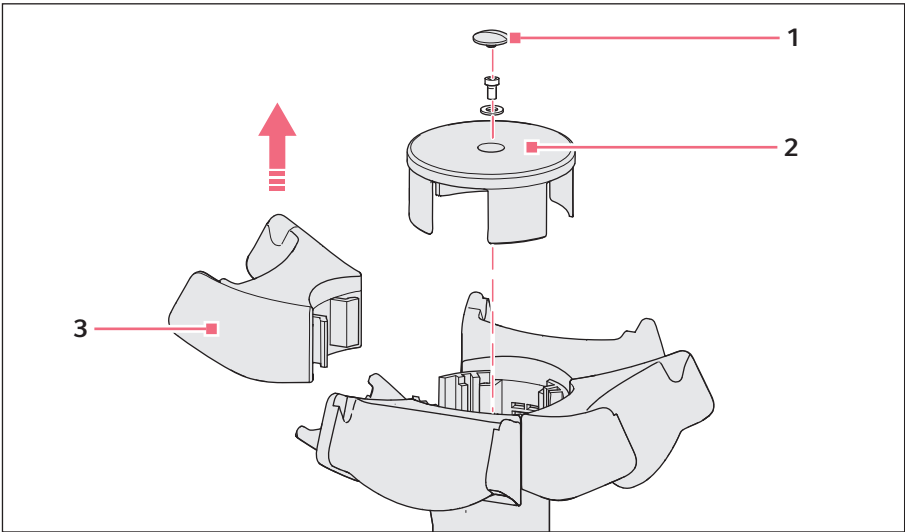


Fig. 3-1: Cambio de la base de recarga

1 Tapón

3 Base de recarga

2 Tapa cobertora

Para cambiar una base de recarga, siga los pasos siguientes:

1. Desconecte el enchufe de carga de la fuente de alimentación de la hembrilla.
2. Retire el tapón (1).
3. Desatornille el tornillo de la tapa cobertora (2). Para ello, utilice la llave de hexágono interior de 2,5 mm de los accesorios de la base de recarga.
4. Guarde en un lugar seguro el tornillo y la arandela para el montaje.
5. Sujete por debajo de la base de recarga (3). Ladee un poco la base de recarga cambiando de lado y tire hacia arriba. Retire la base de recarga junto con la tapa cobertora (2).
6. Coloque una base de recarga nueva.
Los contactos por rozamiento de la base de recarga deben estar en contacto con las bandas doradas del carrusel cargador.

Instrucciones de uso

Soporte cargador/carrusel cargador serie 4880
Español (ES)

- 7. Monte el carrusel cargador en el orden inverso.
- 8. Conecte el enchufe de carga de la fuente de alimentación a la hembrilla.
- 9. Compruebe la función de carga.
Si cuelga una Xplorer/Xplorer plus o una Multipette/Repeater (X)stream, en el indicador aparece *Device connected to power supply!*. Al extraerlas, en el indicador aparece *Device disconnected from power supply!*. Durante el proceso de carga, el indicador muestra un símbolo de batería parpadeante.

4 Datos técnicos

	4986 603.005	4880 603.006
Estilo	Fuente de alimentación con adaptadores de red intercambiables	
Entrada	100 V — 240 V ± 10 %	
Tensión de salida	5 V	
Intensidad de corriente	1 A	3 A
Frecuencia	50/60 Hz	

5 Información para pedidos

Nº de pedido (Internacional)	Nº de pedido (Norteamérica)	Descripción
4880 000.000 4880 000.018	48800000000 48800000018	Soporte cargador 4880 para 1 Xplorer/Xplorer plus para 1 Multipette/Repeater (X)stream
4880 000.026	48800000026	Carrusel cargador 4880 con fuente de alimentación 4880 603.006 para 4 XplorerXplorer/Xplorer plus
4986 603.005	4986603005	Fuente de alimentación con adaptadores de red para Xplorer/Xplorer plus, Multipette/Repeater (X) stream
4880 603.006	4880603006	Fuente de alimentación con adaptadores para enchufes para carrusel cargador de la serie 4880
4880 601.003 4880 602.000	4880601003 4880602000	Base de recarga para carrusel cargador de la serie 4880 para Multipette/ Repeater (X)stream para Xplorer/Xplorer plus