

## Instrucciones de uso

Base de carga 2 – Portapipetas 2

Español (ES)

## 1 Sobre estas instrucciones

### 1.1 Indicaciones sobre estas instrucciones


Este documento complementa el manual de instrucciones del producto. Este documento no sustituye al manual de instrucciones.

1. Lea estas instrucciones de uso antes de utilizar el producto.
2. Lea también el manual de instrucciones del dispositivo con el que va a utilizar el accesorio.


Las fechas de estas instrucciones corresponden al formato de fecha internacional de la norma ISO 8601. Todas las fechas se indican en la notación AAAA-MM-DD o AAAA-MM.

## 2 Instalación

### 2.1 Fijar la base de carga o el portapipetas a la pared

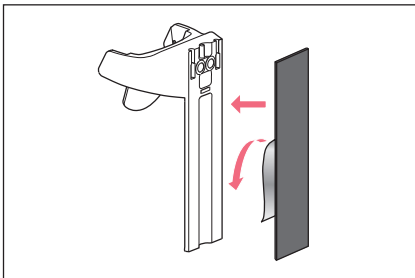

1. Limpie la superficie lisa de cristal o acero inoxidable (p. ej., con Etanol) y deje que se seque.
2. Retire la película protectora de una cara de la tira adhesiva.
3. Presione firmemente la cinta adhesiva sobre la parte posterior de la base de carga o del portapipetas.

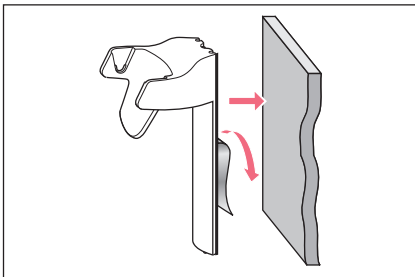

4. Retire la película protectora de la segunda cara de la tira adhesiva.
5. Presione firmemente la base de carga o el portapipetas contra la superficie limpia. No coloque ningún peso en la base de carga o el portapipetas hasta pasadas 24 horas.

### 2.2 Retirar la base de carga o el portapipetas de la pared

1. Gire la base de carga o el portapipetas y retire la tira adhesiva.

**2.3 Insertar la base de carga o el portapipetas en el carrusel**

1. La base de carga o el portapipetas se insertan en el carrusel sin tira adhesiva.

**3 Manejo**

**3.1 Cargar el dosificador electrónico**

En caso de un montaje en la pared, la función de carga no se efectúa a través del portapipetas. El dosificador se carga con la fuente de alimentación correspondiente.

**4 Conservación**

**4.1 Limpiar la base de carga o el portapipetas**

Material:

- Paño
- Producto de limpieza jabonoso

1. Limpie la suciedad con un paño húmedo y un detergente suave.

**5 Datos técnicos**

**5.1 Material**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Superficies libres | Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato (ASA/PC) |
| Contactos de carga | Revestimiento niquelado                                 |

**6 Información para pedidos**

**Base de carga**

| Descripción  | Número de pedido |
|--|------------------|
| <b>Base de recarga 2</b><br>para una Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus<br>para carrusel cargador 2 o soporte de carga 2, con función de carga | 3116 602 007     |
| para una Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream<br>para carrusel cargador 2 o soporte de carga 2, con función de carga              | 3116 603 003     |

Portapipetas

| Descripción   | Número de pedido   |
|---|--|
| <b>Portapipetas 2</b><br>para una Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2, Biomaster® o epMotion® Tip Tool<br>para carrusel portapipetas 2, carrusel cargador 2, soporte o montaje en pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga<br>para una Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream<br>para carrusel portapipetas 2, carrusel cargador 2, soporte o montaje en pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga<br>para una Multipette® M4<br>para carrusel portapipetas 2, carrusel cargador 2, soporte o montaje en pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga | <br><br>3116 000 112<br><br>3116 000 139<br><br>3116 000 147 |
| <b>Portapipetas 2, blanco</b><br>para una pipeta Eppendorf Research® 3<br>para carrusel portapipetas 2 y carrusel cargador 2 o soporte para la pared, cinta adhesiva incluida   | <br><br>3116 000 295   |
| <b>Soporte de pipetas 2</b><br>para una Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus<br>para carrusel portapipetas 2, carrusel cargador 2, soporte o montaje en pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga  | <br><br>3116 000 120   |

