

Instrucciones de uso

Base de recarga para soporte cargador y carrusel cargador serie 4880

Español (ES)

1 Cambio de la base de recarga

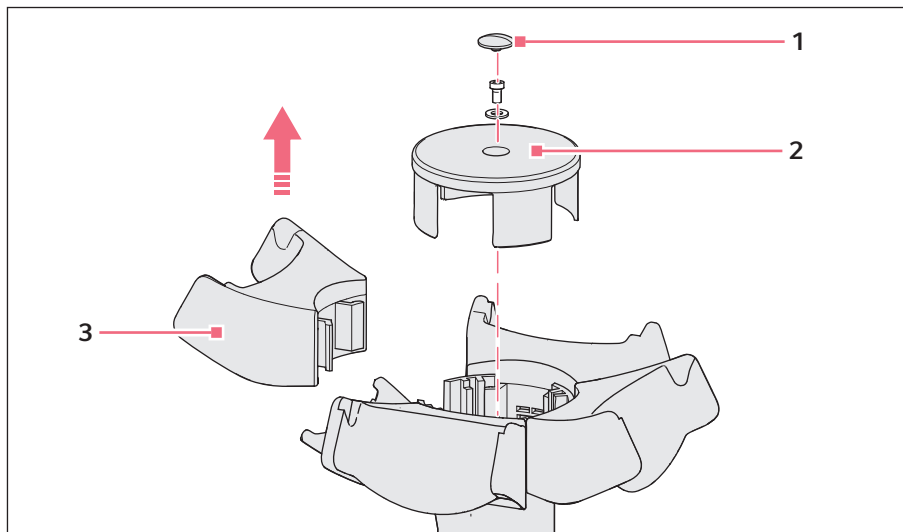


Fig. 1-1: Cambio de la base de recarga

1 Tapón

3 Base de recarga

2 Tapa cobertora

Para cambiar una base de recarga, siga los pasos siguientes:

1. Desconecte el enchufe de carga de la fuente de alimentación de la hembrilla.
2. Retire el tapón (1).
3. Desatornille el tornillo de la tapa cobertora (2). Para ello, utilice la llave de hexágono interior de 2,5 mm de los accesorios de la base de recarga.
4. Guarde en un lugar seguro el tornillo y la arandela para el montaje.
5. Sujete por debajo de la base de recarga (3). Ladee un poco la base de recarga cambiando de lado y tire hacia arriba. Retire la base de recarga junto con la tapa cobertora (2).

Instrucciones de uso

Base de recarga para soporte cargador y carrusel cargador serie 4880
Español (ES)

6. Coloque una base de recarga nueva.

Los contactos por rozamiento de la base de recarga deben estar en contacto con las bandas doradas del carrusel cargador.

7. Monte el carrusel cargador en el orden inverso.

8. Conecte el enchufe de carga de la fuente de alimentación a la hembrilla.

9. Compruebe la función de carga.

Si cuelga una Xplorer/Xplorer plus o una Multipette/Repeater (X)stream, en el indicador aparece *Device connected to power supply!*. Al extraerlas, en el indicador aparece *Device disconnected from power supply!*. Durante el proceso de carga, el indicador muestra un símbolo de batería parpadeante.

2 Información para pedidos

Nº de pedido (Internacional)	Nº de pedido (Norteamérica)	Descripción
4880 000.000	4880000000	Soporte cargador 4880 para 1 Xplorer/Xplorer plus
4880 000.018	4880000018	para 1 Multipette/Repeater (X)stream
4880 000.026	4880000026	Carrusel cargador 4880 con fuente de alimentación 4880 603.006 para 4 Xplorer/Xplorer/Xplorer plus
4986 603.005	4986603005	Fuente de alimentación con adaptadores de red para Xplorer/Xplorer plus, Multipette/ Repeater (X) stream
4880 603.006	4880603006	Fuente de alimentación con adaptadores para enchufes para carrusel cargador de la serie 4880
4880 601.003	4880601003	Base de recarga para carrusel cargador de la serie 4880 para Multipette/ Repeater (X)stream
4880 602.000	4880602000	para Xplorer/Xplorer plus

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com