


TECLA DE CONTROL DE AGITADOR NEW BRUNSWICK™ M1190-9600 Revision C

1. RPM: se ilumina cuando el indicador muestra la velocidad, p.ej., la velocidad real o el valor de consigna en el modo SET. Parpadea cuando la velocidad está 5 RPM por encima o por debajo del valor de consigna.

2. HRS: HRS: se ilumina cuando el indicador muestra el tiempo, p.ej., el tiempo restante o el valor de consigna en el modo SET, o el tiempo de funcionamiento total.

3. °C: se ilumina cuando el indicador muestra la temperatura, p.ej., la temperatura real de la cámara o del baño, o el valor de consigna en el modo SET. Parpadea cuando la temperatura está 1 °C por encima o por debajo del valor de consigna.

4. *: Innova 3100 - parpadea cuando el nivel del agua es inferior al valor de consigna.

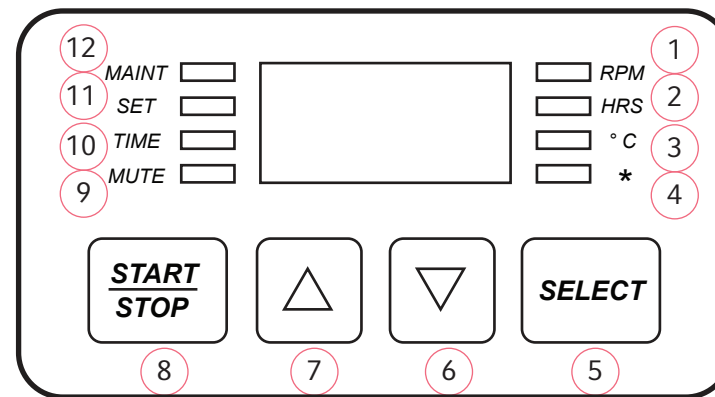

5. Determina la indicación de la función: RPM, HRS, °C

6. Disminuye el valor de consigna de la velocidad de agitación (RPM), del tiempo (HRS) o de la temperatura (°C).

7. Aumenta el valor de consigna de la velocidad de agitación (RPM), del tiempo (HRS)

8. Inicia o detiene la agitación.

9. MUTE: se ilumina cuando la alarma audible está desactivada.

10. TIME: se ilumina durante una marcha temporizada. Parpadea al final de la marcha.

11. SET: para el establecimiento de valores de consigna, se ilumina al utilizar

12. MAINT: cada 10.000 horas de funcionamiento se ilumina para indicar la necesidad de un mantenimiento

TECLA DE CONTROL DE AGITADOR NEW BRUNSWICK™

M1190-9600 revisión C

Alarma audible:

1. Presione SELECT para confirmar. Deja de sonar, pero sigue estando activada.
2. Para desactivarla, ajuste SELECT a HRS, luego presione ▲ y ▼ SIMULTÁNEAMENTE y finalmente presione START/STOP. MUTE se iluminará.
3. Para reactivarla, ajuste SELECT a HRS, luego presione ▲ y ▼ SIMULTÁNEAMENTE y finalmente presione START/STOP. MUTE se apagará.

Para ajustar e iniciar una marcha temporizada:

1. Presione SELECT hasta que HRS se ilumine.
2. Presione ▲○▼ para ajustar el tiempo (entre 0,1 HRS y 99,9 HRS).
3. Mientras SET está iluminado, presione START/STOP. TIME se iluminará y el indicador mostrará el tiempo restante.

Para cancelar:

1. Presione SELECT hasta que HRS se ilumine.
2. Presione ▲ o ▼, luego START/STOP. La luz del tiempo se apaga. En el indicador aparece "Off".

Para ajustar el tiempo de funcionamiento:

Mientras TIME está iluminado, presione ▲○▼ para ajustar un nuevo tiempo.

Tiempo de funcionamiento total:

1. Presione SELECT hasta que HRS se ilumine.
2. Presione ▲ y ▼ SIMULTÁNEAMENTE.
3. Presione START/STOP. El indicador muestra cientos de horas.

Un indicador parpadeante significa que hay un fallo de alimentación. Presione cualquier tecla para desactivarlo.