


Notice d'utilisation

Portoir-carroussel

Français (FR)

1 Illustration d'ensemble

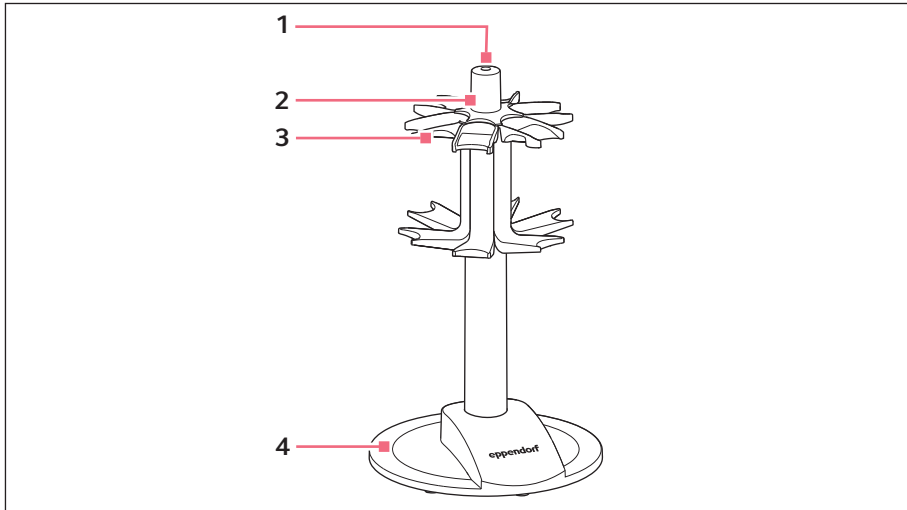


1 Vis

2 Couvercle de protection

3 Support pour pipettes ou distributeurs

4 Portoir-carroussel

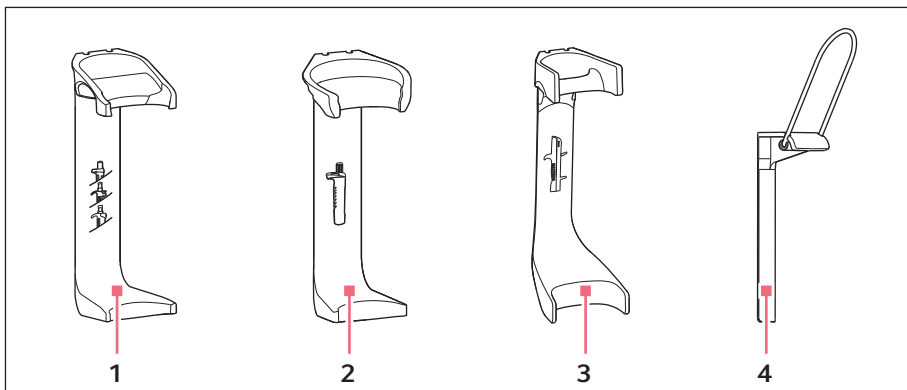

1 Support pour Research plus, Biomaster


2 Support pour Reference 2

3 Support pour Multipette M4

4 Support pour Varipette

Notice d'utilisation
Portoir-carroussel
Français (FR)

2 Remplacer le support

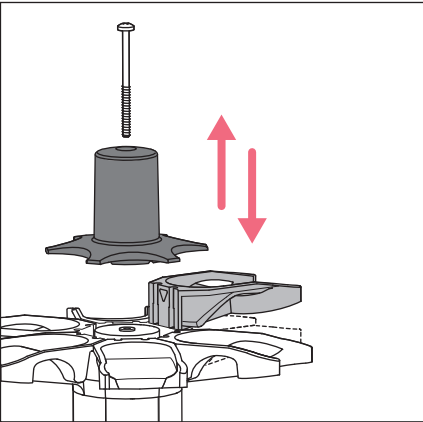

1. Desserrer la vis et retirer le couvercle de protection.
2. Maintenir le portoir-carroussel et retirer le support par le haut.
3. Insérer le support dans le guide prévu à cet effet.
4. Pousser le support vers le bas jusqu'à ce que le nez s'enclenche en bas.
5. Attacher le couvercle de protection et serrer la vis.

3 Nomenclature de commande

Code commande (International)	Code commande (Amérique du Nord)	Description
4923 000.009 3115 000.003	4923000009 022444905	Portoir-carroussel contenant 6 supports Reference 2 Research plus, Biomaster
4982 602.004	4982602004	Support pour portoir-carroussel ou montage mural Multipette M4
4923 601.002 3115 600.019 4981 201.006	4923601002 022444913 022260588	Support pour portoir-carroussel Reference 2 Research plus, Biomaster Varipette