

Notice d'installation

VisioNize box 2 ou VisioNize box 2 cable
Français (FR)

1 À propos de ce manuel

Ce document est un complément au manuel d'utilisation de la VisioNize box 2 et de la VisioNize box 2 cable et ne remplace pas le manuel d'utilisation. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire entièrement cette notice d'installation et le manuel d'utilisation. La version actuelle du manuel d'utilisation se trouve sur Internet sur : <https://www.eppendorf.link/visionize-box2>.

2 Sécurité

2.1 Accessoires et pièces de rechange



REMARQUE ! Dommages matériels

Les accessoires et les pièces de rechange qui ne sont pas recommandés par Eppendorf SE nuisent à la sécurité, au fonctionnement et à la fidélité de l'appareil. Pour les dommages causés par des accessoires et des pièces de rechange non recommandés, toute garantie et responsabilité de la part d'Eppendorf SE est exclue.

- Utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange recommandés par Eppendorf SE.



REMARQUE ! Perturbation de la liaison radio

Pour les appareils avec une émission de bruit de classe A conformément à EN CEI 61326-1/EN 55011 : L'appareil ne peut pas garantir une protection adéquate de la réception radio dans les zones habitées et les environnements domestiques. L'appareil peut provoquer des interférences radio dans les zones résidentielles et les environnements domestiques.

- N'utilisez pas l'appareil dans les zones résidentielles et les environnements domestiques.



En plus des consignes de sécurité et des avertissements figurant dans cette notice d'installation, les consignes de sécurité et autres indications figurant dans le manuel d'utilisation sont également valables. Avant de mettre l'appareil en service pour la première fois, veuillez lire entièrement le manuel d'utilisation.

3 Installation

3.1 Préparer l'installation

- Un accès à VisioNize Lab Suite est disponible.
- Une connexion électrique est libre à proximité de l'appareil et correspond aux spécifications du bloc d'alimentation.
- Une prise réseau activée du réseau local est disponible à proximité de l'appareil.
- Un câble Ethernet standard est disponible.
- Un câble de jonction adapté est disponible entre la VisioNize box 2 ou la VisioNize box 2 cable et l'appareil de laboratoire.
- L'appareil de laboratoire dispose de la version logicielle requise.

Notice d'installation

VisioNize box 2 ou VisioNize box 2 cable
Français (FR)

3.2 Procéder à l'installation

3.2.1 Installation de l'appareil



L'appareil ne doit être raccordé au réseau local et mis en service que par un administrateur réseau ou du personnel qualifié.



Une structure de communication incompatible entraîne des dysfonctionnements des appareils de laboratoire.

- Ne raccordez que des appareils de laboratoire homologués.
- Si vous débranchez l'appareil de votre appareil de laboratoire et que vous le branchez à un autre appareil de laboratoire, alors vous risquez de perdre des données.

1. Branchez l'appareil au secteur avec le bloc d'alimentation.
2. Branchez l'appareil à la prise réseau à l'aide d'un câble Ethernet standard. Vous pouvez également connecter la VisioNize box 2 au réseau via WLAN.
3. Branchez votre appareil de laboratoire sans connexion réseau à la VisioNize box 2 ou à la VisioNize box 2 cable à l'aide d'un câble de jonction approprié.

Pour l'intégration de la VisioNize box 2 et de la VisioNize box 2 cable, vous avez besoin d'un compte utilisateur pour VisioNize Lab Suite. Vous trouverez de plus amples informations sur la création d'un compte utilisateur sur Internet sur : <https://www.eppendorf.com/visionize>.

3.2.2 Enregistrer l'appareil dans VisioNize Lab Suite

1. Démarrez le navigateur Internet sur un ordinateur ou un terminal mobile avec accès à internet.
2. Entrez l'URL suivante du site Internet de VisioNize d'Eppendorf : <https://www.eppendorf.com/visionize>.
3. Naviguez jusqu'au bouton *Log in*.
4. Connectez-vous à VisioNize Lab Suite avec les données d'accès de VisioNize.
5. Ouvrez le *Device Management*.
6. Cliquez sur *Add device*.
7. Saisissez le numéro de série sans espace et en majuscules.



Vous trouverez le numéro de série sur la plaque signalétique de la VisioNize box 2 ou de la VisioNize box 2 cable.

L'appareil apparaît dans VisioNize Lab Suite dans le *Device Management*.

3.2.3 Appareils compatibles et configuration

Vous trouverez des informations sur les appareils compatibles ainsi que sur la configuration et la gestion des informations générales, des paramètres réseau et des appareils de laboratoire connectés dans le manuel d'utilisation : <https://www.eppendorf.link/visionize-box2>.

