

## Notice d'utilisation

Support chargeur/carrousel chargeur série 4880

Français (FR)

## 1 Caractéristiques du produit

### 1.1 Illustration d'ensemble

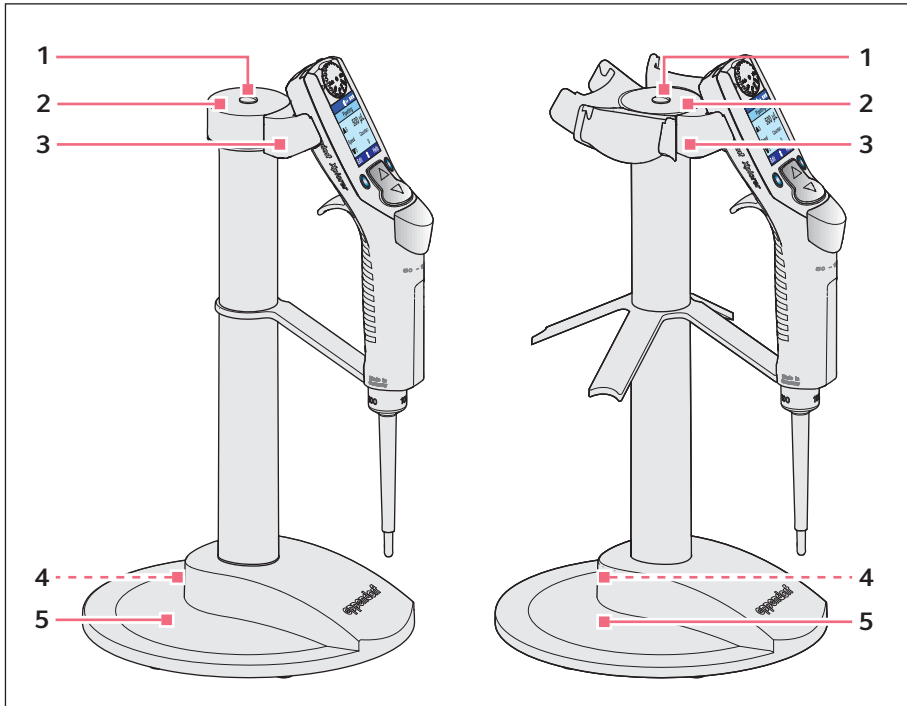


Fig. 1-1: À gauche support chargeur pour une pipette Xplorer / à droite carrousel chargeur pour quatre pipettes Xplorer

1 Capuchon

2 Plaque de couverture

3 Base de recharge

4 Prise

pour la prise du chargeur du bloc d'alimentation

5 Pied de stabilisation

Plaquette d'information du produit sous le dessous

### 1.2 Caractéristiques du produit

Selon le support chargeur, vous pouvez charger une pipette Xplorer-/Xplorer plus ou une Multipette/Repeater (X)stream. Le carrousel chargeur permet de charger quatre pipettes Xplorer-/Xplorer plus. Vous pouvez charger des Xplorer/Xplorer plus à un canal et à plusieurs canaux.

Vous pouvez charger avec le carrousel chargeur également des Multipette/Repeater (X)stream. Vous devez remplacer pour cela les bases de recharge. Au lieu de la base de recharge Xplorer/Xplorer plus, montez une base de recharge pour Multipette/Repeater (X)stream. La base de recharge pour Multipette/Repeater (X)stream est colorée en bleu.

Lorsque vous accrochez un appareil dans la base de recharge ou lorsque vous le décrochez, un message s'affiche sur l'appareil de dosage. Lors de la charge, l'affichage indique un symbole de batterie qui clignote.

## 2 Installation du bloc d'alimentation



**AVIS ! Dommages matériels en raison de blocs d'alimentation incorrects.**


Les supports chargeurs et les carrousels chargeurs ne nécessitent pas les mêmes chargeurs.

- ▶ Vérifiez si vous utilisez le bon bloc d'alimentation. Le code commande du bloc d'alimentation se trouve sur le bloc d'alimentation.

Tab. 2-1: Vue d'ensemble

| Bloc d'alimentation support chargeur                                 | Bloc d'alimentation carrousel chargeur                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code commande 4986 603.005                                           | Code commande 4880 603.006                                                                          |
| Livré avec les Xplorer/Xplorer plus et Multipette/Repeater (X)stream | Livré avec le carrousel chargeur avec des adaptateurs de prise pour les prises spécifiques aux pays |

**Mise en place de l'adaptateur de prise (uniquement pour le bloc d'alimentation 4880 603.006)**

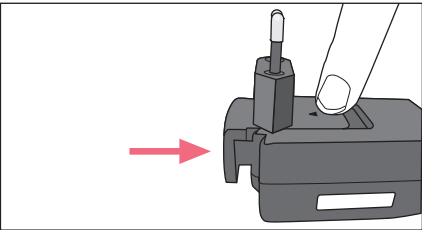

- ▶ Vérifier l'adaptateur de prise nécessaire pour la forme de votre prise.
- ▶ Brancher la prise de l'adaptateur dans l'ouverture du bloc d'alimentation.
- ▶ Appuyer simultanément sur le marquage sur l'adaptateur de prise.

**Connexion du bloc d'alimentation avec le carrousel chargeur ou le support chargeur**

- ▶ Connecter la prise du chargeur du bloc d'alimentation correspondant à la prise du support chargeur.

### 3 Remplacement de la base de recharge

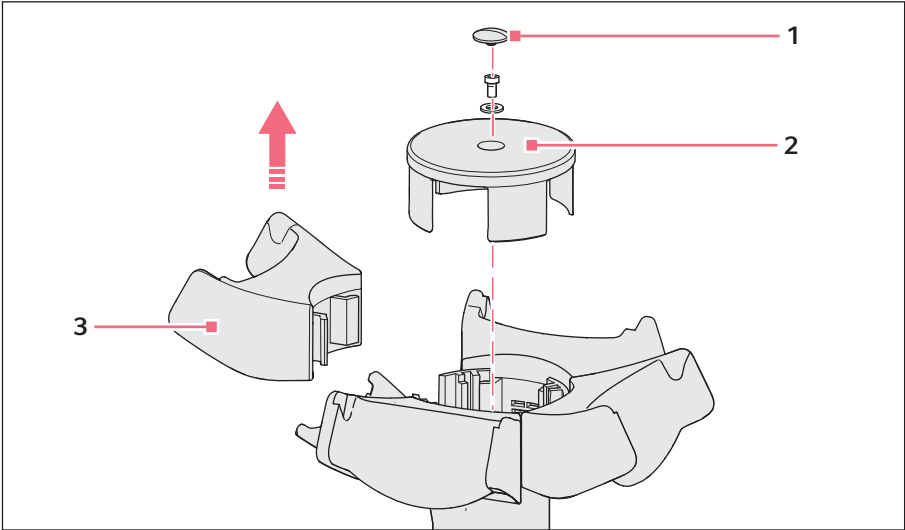


Fig. 3-1: Remplacement de la base de recharge

**1 Capuchon**

**3 Base de recharge**

**2 Plaque de couverture**

Pour remplacer une base de recharge, procédez comme suit :

1. Débrancher la prise du chargeur du bloc d'alimentation hors de la prise.
2. Retirer le capuchon (1).
3. Desserrer la vis sur la plaque de couverture (2). Utiliser pour cela la clé Allen de 2,5 mm provenant des accessoires de la base de recharge.
4. Conserver en toute sécurité la vis et la rondelle plate pour l'assemblage.
5. Placer vos doigts en dessous des bases de recharge (3). Incliner légèrement d'un côté à l'autre la base de recharge et la tirer vers le haut. Retirer la base de recharge avec la plaque de couverture (2).

Notice d'utilisation

Support chargeur/carrousel chargeur série 4880  
Français (FR)

- 6. Monter de nouvelles bases de recharge.  
Les contacts par frottement de la base de recharge doivent être en contact avec les orbites dorées du carrousel chargeur.
- 7. Assembler le carrousel chargeur en procédant dans l'ordre inverse.
- 8. Brancher la prise du chargeur du bloc d'alimentation dans la prise.
- 9. Vérifier la fonction de charge.

Si vous suspendez une Xplorer/Xplorer plus ou une Multipette/Repeater (X)stream, l'affichage *Device connected to power supply!* apparaît. Lorsque vous retirez l'appareil, l'affichage *Device disconnected from power supply!* apparaît. Lors de la charge, l'affichage indique un symbole de batterie qui clignote.

4 Données techniques

|                      |                                                                |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                      | 4986 603.005                                                   | 4880 603.006 |
| Type                 | Bloc d'alimentation avec adaptateurs de prise interchangeables |              |
| Entrée               | 100 V — 240 V ± 10 %                                           |              |
| Tension de sortie    | 5 V                                                            |              |
| Intensité du courant | 1 A                                                            | 3 A          |
| Fréquence            | 50/60 Hz                                                       |              |

5 Nomenclature de commande

| Code commande (International) | Code commande (Amérique du Nord) | Description                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4880 000.000<br>4880 000.018  | 4880000000<br>4880000018         | <b>Support chargeur 4880</b><br>pour 1 Xplorer/Xplorer plus<br>pour 1 Multipette/Repeater (X)stream                                                      |
| 4880 000.026                  | 4880000026                       | <b>Carrousel chargeur 4880</b><br>avec bloc d'alimentation 4880 603.006<br>pour 4 XplorerXplorer/Xplorer plus                                            |
| 4986 603.005<br>4880 603.006  | 4986603005<br>4880603006         | <b>Bloc d'alimentation avec adaptateurs</b><br>pour Xplorer/Xplorer plus, Multipette/<br>Repeater (X) stream<br>pour carrousel chargeur de la série 4880 |
| 4880 601.003<br>4880 602.000  | 4880601003<br>4880602000         | <b>Base de recharge</b><br>pour carrousel chargeur de la série 4880<br>pour Multipette/ Repeater (X)stream<br>pour Xplorer/Xplorer plus                  |