

Mode d'emploi

Base de recharge 2 – Support de pipette 2

Français (FR)

1 À propos de ce manuel

1.1 Remarques concernant ce manuel


Ce document complète le manuel d'utilisation du produit. Ce document ne remplace pas le manuel d'utilisation.

1. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce mode d'emploi.
2. Lisez également le manuel d'utilisation de l'appareil avec lequel les accessoires sont utilisés.


Les dates indiquées dans ce manuel sont conformes au format de date international de la norme ISO 8601. Toutes les dates sont indiquées au format AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM.

2 Installation

2.1 Fixer la base de recharge ou le support de pipette au mur

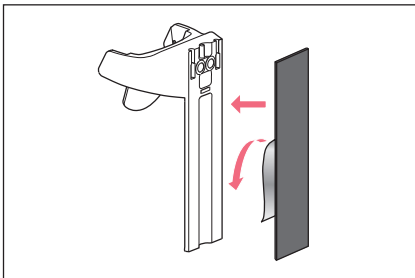

1. Nettoyez la surface lisse en verre ou en acier inoxydable (par ex Éthanol) et laissez-la sécher.
2. Retirez le film de protection d'une face du ruban adhésif.
3. Appuyez fermement sur le ruban adhésif au dos de la base de recharge ou du support de pipette.

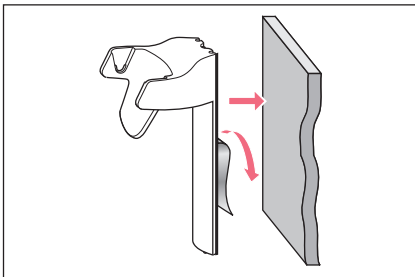

4. Retirez le film de protection de la seconde face du ruban adhésif.
5. Appuyez fermement la base de recharge ou le support de pipette contre la surface nettoyée. Ne chargez pas la base de recharge ou le support de pipette avant 24 heures.

2.2 Retirer la base de recharge ou le support de pipette du mur

1. Tourner la base de recharge ou le support de pipette et retirer la bande adhésive.

2 Mode d'emploi
Base de recharge 2 – Support de pipette 2
Français (FR)

2.3 Placer la base de recharge ou le support de pipette dans le carrousel

1. La base de recharge ou le support de pipette est placé dans le carrousel sans bande adhésive.

3 Utilisation

3.1 Charger l'appareil de distribution électronique

La fonction de recharge dans le cas d'un montage mural n'est pas assurée par le support de pipette. L'appareil de distribution est chargé avec le bloc d'alimentation correspondant.

4 Entretien

4.1 Nettoyer la base de recharge ou le support de pipette

Matériel:

- Chiffon
- Nettoyant à base savonneuse

1. Utilisez un chiffon humide et un nettoyant doux pour éliminer les contaminations.

5 Données techniques

5.1 Matériau

Surfaces libres	Acrylonitrile styrène acrylate (ASA/PC)
Contacteurs de recharge	Revêtement nickelé

6 Références

Base de recharge

Description	Réf.
Base de recharge 2 pour un Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus pour carrousel chargeur 2 ou support chargeur 2, avec fonctionnalité de recharge	3116 602 007
pour une Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream pour carrousel chargeur 2 ou support chargeur 2, avec fonctionnalité de recharge	3116 603 003

Support de pipette

Description	Réf.
Support de pipette 2 pour une Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2, Biomaster® ou epMotion® Tip Tool pour portoir-carrousel 2, carrousel chargeur 2, ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de recharge pour un Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus pour portoir-carrousel 2, carrousel chargeur 2, ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de recharge pour une Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream pour portoir-carrousel 2, carrousel chargeur 2, ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de recharge pour une Multipette® M4 pour portoir-carrousel 2, carrousel chargeur 2, ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de recharge	 3116 000 112 3116 000 120 3116 000 139 3116 000 147
Support de pipette 2, blanc pour une pipette Eppendorf Research® 3 pour portoir-carrousel 2 et carrousel chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	 3116 000 295