

Notice d'utilisation

Base de recharge pour support chargeur et carrousel chargeur de la série 4880

Français (FR)

1 Remplacement de la base de recharge

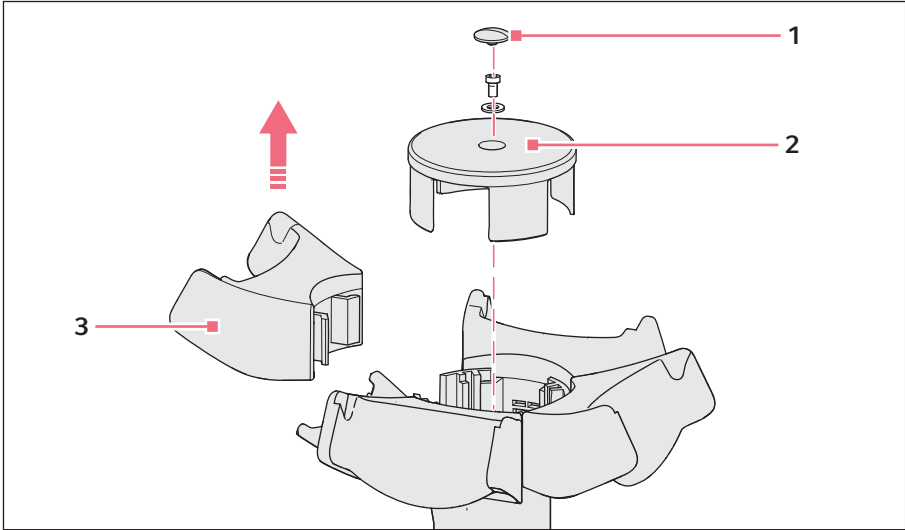


Fig. 1-1: Remplacement de la base de recharge

1 Capuchon

3 Base de recharge

2 Plaque de couverture

Pour remplacer une base de recharge, procédez comme suit :

1. Débrancher la prise du chargeur du bloc d'alimentation hors de la prise.
2. Retirer le capuchon (1).
3. Desserrer la vis sur la plaque de couverture (2). Utiliser pour cela la clé Allen de 2,5 mm provenant des accessoires de la base de recharge.
4. Conserver en toute sécurité la vis et la rondelle plate pour l'assemblage.
5. Placer vos doigts en dessous des bases de recharge (3). Incliner légèrement d'un côté à l'autre la base de recharge et la tirer vers le haut. Retirer la base de recharge avec la plaque de couverture (2).

Notice d'utilisation

Base de recharge pour support chargeur et carrousel chargeur de la série 4880
Français (FR)

6. Monter de nouvelles bases de recharge.

Les contacts par frottement de la base de recharge doivent être en contact avec les orbites dorées du carrousel chargeur.

7. Assembler le carrousel chargeur en procédant dans l'ordre inverse.

8. Brancher la prise du chargeur du bloc d'alimentation dans la prise.

9. Vérifier la fonction de charge.

Si vous suspendez une Xplorer/Xplorer plus ou une Multipette/Repeater (X)stream, l'affichage *Device connected to power supply!* apparaît. Lorsque vous retirez l'appareil, l'affichage *Device disconnected from power supply!* apparaît. Lors de la charge, l'affichage indique un symbole de batterie qui clignote.

2 Nomenclature de commande

Code commande (International)	Code commande (Amérique du Nord)	Description
4880 000.000	4880000000	Support chargeur 4880 pour 1 Xplorer/Xplorer plus
4880 000.018	4880000018	pour 1 Multipette/Repeater (X)stream
4880 000.026	4880000026	Carrousel chargeur 4880 avec bloc d'alimentation 4880 603.006 pour 4 XplorerXplorer/Xplorer plus
4986 603.005	4986603005	Bloc d'alimentation avec adaptateurs pour Xplorer/Xplorer plus, Multipette/ Repeater (X) stream
4880 603.006	4880603006	pour carrousel chargeur de la série 4880
4880 601.003	4880601003	Base de recharge pour carrousel chargeur de la série 4880 pour Multipette/ Repeater (X)stream
4880 602.000	4880602000	pour Xplorer/Xplorer plus

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com