

AGITATEUR NEW BRUNSWICK™ INTERFACE DE COMMANDE

M1190-9600 Révision C


1. RPM: S'allume lorsque l'écran affiche la vitesse, c'est-à-dire la vitesse réelle ou le point de consigne en mode SET. Clignote si la vitesse est supérieure à 5 RPM au-dessus ou en dessous du point de consigne.

2. HRS: S'allume lorsque l'écran affiche le temps, c'est-à-dire le temps réel restant ou le point de consigne en mode SET, ou le temps de cycle total.

3. °C: S'allume lorsque l'écran affiche la température, c'est-à-dire la température réelle de la pièce ou du bain ou le point de consigne en mode SET. Clignote si la température dépasse de 1 °C au-dessus ou en dessous du point de consigne.

4. *: Innova 3100 -Clignote lorsque le niveau de l'eau est en dessous du point de consigne.

5. Permet de sélectionner la fonction affichée : RPM, HRS, °C

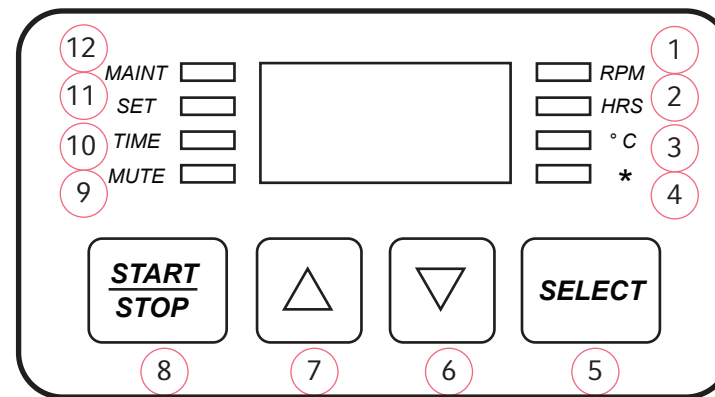

6. Diminue la valeur du point de consigne de la vitesse d'agitation (RPM), du temps (HRS) ou de la température (°C).

7. Augmente la valeur du point de consigne de la vitesse d'agitation (RPM), du temps (HRS) ou de la température

8. Démarre ou arrête l'agitation.

9. MUTE: S'allume lorsque l'alarme sonore est désactivée.

10. TIME: S'allume au cours d'un cycle chronométré. Clignote à la fin du cycle.

11. SET: Pour le réglage des points de consigne, s'allume en cas d'utilisation des touches ▲ ou ▼

12. MAINT: S'allume toutes les 10.000 heures de fonctionnement pour signaler le besoin d'effectuer une maintenance préventive

AGITATEUR NEW BRUNSWICK™ INTERFACE DE COMMANDE

M1190-9600 Révision C

Alarme sonore :

1. Appuyer sur SELECT pour valider. L'alarme arrête de sonner, mais reste activée.
2. Pour la désactiver, appuyer sur SELECT jusqu'à atteindre la fonction HRS, puis appuyer SIMULTANÉMENT sur ▲ et ▼ et enfin, appuyer sur START/STOP. MUTE va s'allumer.
3. Pour la réactiver, appuyer sur SELECT jusqu'à atteindre la fonction HRS, puis appuyer SIMULTANÉMENT sur ▲ et ▼ et enfin, appuyer sur START/STOP. MUTE va s'éteindre.

Durée de fonctionnement totale :

1. Appuyer sur SELECT jusqu'à atteindre la fonction HRS.
2. Appuyer SIMULTANÉMENT SUR ▲ et ▼.
3. Appuyer sur START/STOP. L'affichage indique des centaines d'heures.

Pour régler et démarrer un cycle chronométré :

1. Appuyer sur SELECT jusqu'à ce que HRS s'allume.
2. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler le temps (entre 0,1 HRS et 99,9 HRS).
3. Pendant que SET est allumé, appuyer sur START/STOP. TIME va s'allumer et l'écran va afficher le temps restant.

Pour annuler :

1. Appuyer sur SELECT jusqu'à atteindre la fonction HRS.
2. Appuyer sur ▲ ou ▼, puis sur START/STOP. Time s'éteint. L'affichage indique "Off".

Pour régler le temps restant :

Tant que TIME est allumé, appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler un nouveau temps.

Un écran clignotant indique une interruption d'alimentation. Appuyer sur n'importe quelle touche pour désactiver.