

Consignes d'installation

VisioNize® pipette manager

Français (FR)

Ce document est un complément au manuel d'utilisation du panneau de commande « Gestionnaire de pipettes VisioNize » et ne le remplace pas. Veuillez également lire le manuel d'utilisation du panneau de commande. Vous trouverez la version actuelle sur la page internet : www.eppendorf.com.

1 Documents associés

De plus, les documents suivants s'appliquent :

- Manuel d'utilisation « VisioNize pipette manager »
- Consignes d'installation « Eppendorf Xplorer connect »
- Manuel d'utilisation « Eppendorf Xplorer/Xplorer plus »

2 Contrôle des pièces incluses dans la livraison



- ▶ Vérifiez que toutes les pièces sont incluses à la livraison.
- ▶ Vérifiez qu'aucune des pièces n'a subi de dommages pendant le transport.
- ▶ Pour transporter et stocker l'appareil en toute sécurité, conservez le carton de transport et le matériau d'emballage.

Quantité	Description
1	Panneau de commande « VisioNize pipette manager »
1	Bloc d'alimentation
4	Adaptateur secteur
1	Câble USB micro
1	Consignes d'installation « VisioNize pipette manager »

2 Consignes d'installation
VisioNize® pipette manager
Français (FR)

3 Désignation

3.1 Aperçu de produit

3.2 Prise secteur et adaptateurs

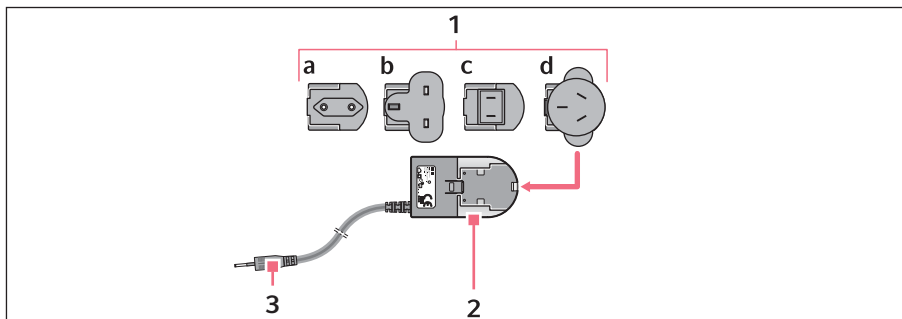


Fig. 1: Prise avec adaptateurs

1 Adaptateur secteur

- a Europe
- b Grande-Bretagne
- c USA
- d Australie

3 Chargeur à prise


2 Bloc d'alimentation

3.3 Caractéristiques du produit

Le panneau de commande « VisioNize pipette manager » est conçu pour une communication sans fil avec les distributeurs électroniques d'Eppendorf. Les distributeurs doivent être équipés d'un module radio à cet effet. La communication entre le panneau de commande et les distributeurs est réalisée par un réseau radio indépendant.

Le logiciel « VisioNize pipette manager » permet de configurer et de gérer jusqu'à 30 distributeurs, de transférer des paramètres, de combiner des pipettes en jeux et de réserver des pipettes. Le menu *Liquid Manager* propose des types de liquide prédéfinis optimisés pour les liquides volatils, moussants et visqueux.

3.3.1 Distributeurs compatibles

-  La pipette doit être équipée d'un module radio approprié.

Distributeur	Interrupteur marche/arrêt	Interface
Eppendorf Xplorer	Touche On/Off	USB
Eppendorf Xplorer plus	Touche On/Off	USB

4 Installation

4.1 Connexion du panneau de commande

1. Brancher le bloc d'alimentation au panneau de commande et au secteur. Le logiciel « VisioNize pipette manager » démarre.
2. Saisir les informations de connexion.


4.2 Connexion du panneau de commande et de la pipette

Prérequis

- Le module radio est inséré dans la pipette.
1. Ouvrir le couvercle en caoutchouc de l'interface USB sur la pipette à l'aide de la broche.
 2. Relier la pipette et le panneau de commande avec le câble USB. Le logiciel de la pipette peut être mis à jour.


4.3 Mise à jour du logiciel

La version actuelle du logiciel « VisioNize pipette manager » est installée sur le panneau de commande. Une version actuelle du logiciel est fournie pour la pipette.

-  Lorsque le logiciel est mis à jour, tous les réglages enregistrés sur la pipette sont perdus.

4.3.1 Mise à jour du logiciel de la pipette

Prérequis

- La batterie rechargeable de la pipette est complètement chargée.
 - Le panneau de commande et la pipette sont reliés avec le câble USB.
-  Ne pas éteindre le panneau de commande et la pipette lors de la mise à jour du logiciel.
1. Sur le panneau de commande, sélectionner le menu *Settings > System Settings > Update Software > Update Pipette*.
 2. Appuyer sur le bouton *Start Update*.
 3. Attendre que la mise à jour soit terminée.
 4. Débrancher le raccordement de câbles.
 5. Remettre le capuchon de la clé USB en place.


Consignes d'installation

VisioNize® pipette manager
Français (FR)

4.3.2 Contrôle de la mise à jour du logiciel

1. Régler la molette de sélection de la pipette sur le mode de fonctionnement **Opt.**
L'entrée *Wi-Fi* est ajoutée dans le sous-menu.
Le symbole d'une connexion sans fil est affiché en bas de l'écran de la pipette.
Si une connexion radio est active, l'écran devient bleu clair.
S'il n'y a pas de connexion radio, le symbole est barré et l'écran reste bleu foncé.

4.4 Autres étapes à effectuer

1. Télécharger le manuel d'utilisation VisioNize pipette manager.
 2. Enregistrer la pipette sur le panneau de commande (*Pair New Pipette*).
 3. Utiliser une seule pipette ou créer un jeu de pipettes.
-  Un aperçu du logiciel et une description des étapes de fonctionnement se trouvent dans le manuel d'utilisation du panneau de commande « VisioNize pipette manager ». Vous pouvez télécharger une version actuelle du manuel d'utilisation au format PDF sur notre page internet www.eppendorf.com/manuals.