



1 Illustrazione generale

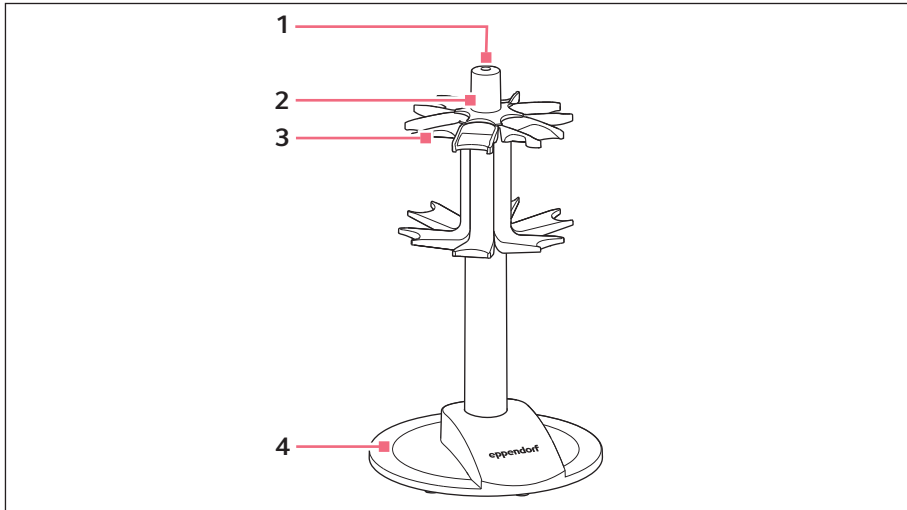


- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1 Vite | 3 Supporto per pipette o dispenser |
| 2 Copertura | 4 Contenitore pipette |

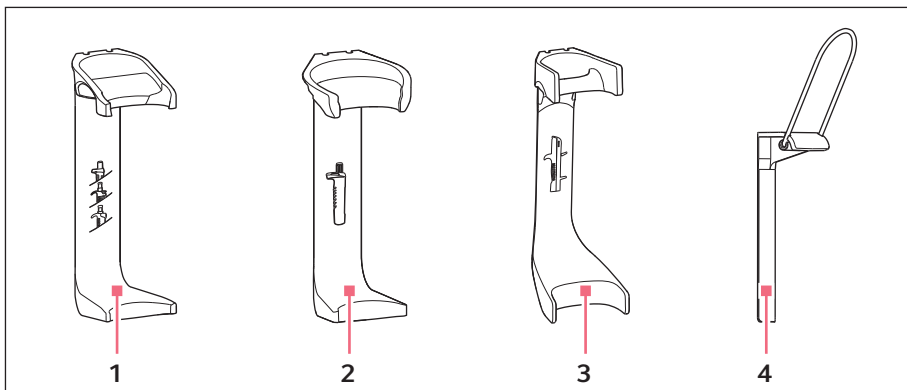

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Supporto per Research plus,
Biomaster | 3 Supporto per Multipipette M4 |
| 2 Supporto per Reference 2 | 4 Supporto per Varipipette |

2 Sostituzione del supporto

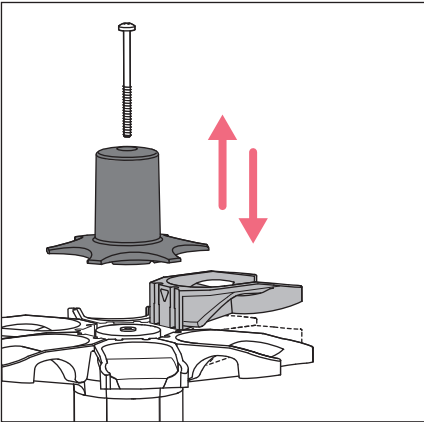

1. Allentare la vite e togliere la copertura.
2. Tenere fermo il contenitore per pipette e togliere il supporto tirandolo verso l'alto.
3. Agganciare il supporto nella guida.
4. Spingere il supporto verso il basso finché il nottolino in basso non scatta in posizione.
5. Porre la copertura e serrare la vite.

3 Informazioni per l'ordine

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
4923 000.009 3115 000.003	4923000009 022444905	Contenitore pipette con 6 supporti Reference 2 Research plus, Biomaster
4982 602.004	4982602004	Supporto per contenitore pipette o montaggio a parete Multipette M4
4923 601.002 3115 600.019 4981 201.006	4923601002 022444913 022260588	Supporto per contenitore pipette Reference 2 Research plus, Biomaster Varipette