

Manuale d'uso

Stand di ricarica/supporto girevole per la ricarica serie 4880

Italiano (IT)

1 Vista d'insieme del prodotto

1.1 Illustrazione generale

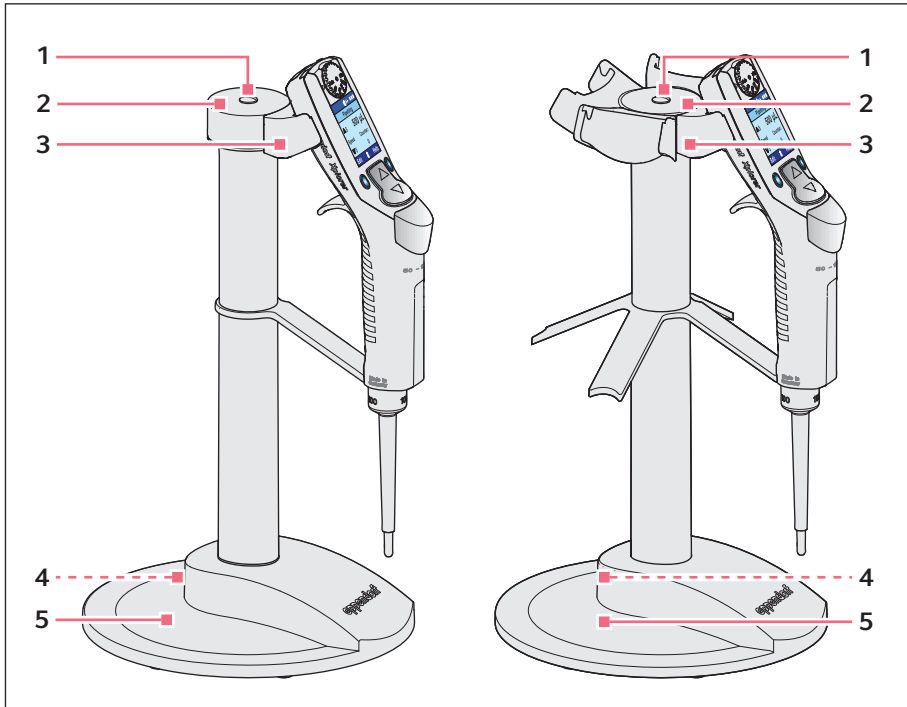


Fig. 1-1: A sinistra stand di ricarica per una pipetta Xplorer / a destra supporto girevole per la ricarica per quattro pipette Xplorer

1 Tappo di chiusura

2 Piastra di copertura

3 Alloggiamento per la ricarica

4 Connettore femmina

per il connettore per la ricarica dell'alimentatore

5 Base

Targhetta con informazioni sul prodotto sul lato inferiore

1.2 Caratteristiche del prodotto

A seconda dello stand di ricarica si può ricaricare una pipetta Xplorer/Xplorer plus oppure una Multipette/Repeater (X)stream. Con il supporto girevole per la ricarica si ricaricano quattro pipette Xplorer/Xplorer plus. È possibile ricaricare Xplorer/Xplorer plus monocanale e a più canali.

Con il supporto girevole per la ricarica può essere ricaricata anche Multipette/Repeater (X)stream. A questo proposito si devono sostituire gli alloggiamenti per la ricarica. Al posto dell'alloggiamento per la ricarica per Xplorer/Xplorer plus, montare un alloggiamento per la ricarica per Multipette/Repeater (X)stream. L'alloggiamento per la ricarica per Multipette/Repeater (X)stream è di colore blu.

Quando si aggancia un dispositivo all'alloggiamento per la ricarica o quando lo si rimuove, sul display del dispositivo di dispensazione compare un messaggio. Durante la ricarica il display mostra il simbolo lampeggiante di una batteria.

2 Installazione dell'alimentatore



AVVISO! Danni materiali dovuti ad alimentatori errati.


Lo stand di ricarica e il supporto girevole per la ricarica richiedono alimentatori diversi.

- ▶ Assicurarsi di utilizzare l'alimentatore giusto. Il codice per l'ordinazione dell'alimentatore si trova sull'alimentatore stesso.

Tab. 2-1: Panoramica

Alimentatore stand di ricarica	Alimentatore supporto girevole per la ricarica
Codice ord. 4986 603.005	Codice ord. 4880 603.006
compreso in dotazione con Xplorer/Xplorer plus e Multipette/Repeater (X)stream	compreso in dotazione con il supporto girevole per la ricarica con adattatori per spina per le prese di ogni paese

Inserimento dell'adattatore per spina (solo alimentatore 4880 603.006)

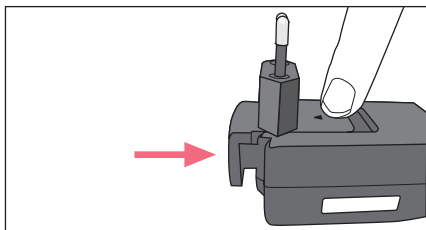

- ▶ Verificare quale adattatore per spina è richiesto per la forma della propria presa di corrente.
- ▶ Inserire l'adattatore per spina nell'apertura dell'alimentatore.
- ▶ Contemporaneamente, premere il contrassegno sull'adattatore per spina.

Collegamento dell'alimentatore con il supporto girevole per la ricarica o con lo stand di ricarica

- ▶ Collegare il connettore per la ricarica del relativo alimentatore con il connettore femmina dello stand di ricarica.

3 Sostituzione dell'alloggiamento per la ricarica

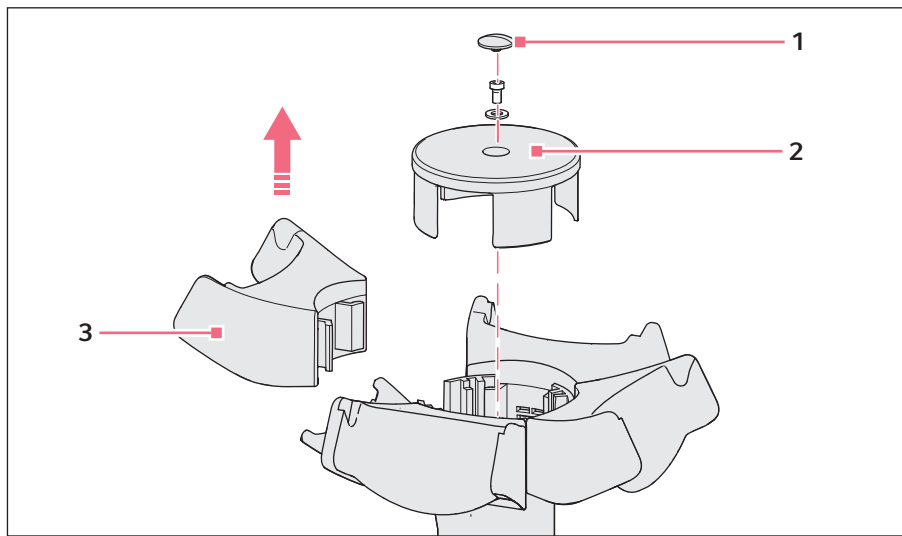


Fig. 3-1: Sostituzione dell'alloggiamento per la ricarica

1 Tappo di chiusura

3 Alloggiamento per la ricarica

2 Piastra di copertura

Per sostituire un alloggiamento per la ricarica, procedere come indicato di seguito.

1. Togliere il connettore per la ricarica dell'alimentatore dal connettore femmina.
2. Rimuovere il tappo di chiusura (1).
3. Svitare la vite sulla piastra di copertura (2). Utilizzare a questo proposito la brugola da 2,5 mm compresa tra gli accessori dell'alloggiamento per la ricarica.
4. Conservare in un posto sicuro la vite e la rondella per l'assemblaggio.
5. Afferrare gli alloggiamenti per la ricarica dal basso (3). Inclinare leggermente l'alloggiamento per la ricarica da una parte e dall'altra e alzarlo contemporaneamente verso l'alto. Rimuovere l'alloggiamento per la ricarica assieme alla piastra di copertura (2).
6. Inserire un nuovo alloggiamento per la ricarica.
I contatti striscianti dell'alloggiamento per la ricarica devono essere in contatto con le guide dorate del supporto girevole per la ricarica.

Manuale d'uso

Stand di ricarica/supporto girevole per la ricarica serie 4880
Italiano (IT)

- 7. Assemblare nella sequenza inversa il supporto girevole per la ricarica.
- 8. Inserire il connettore per la ricarica dell'alimentatore nel connettore femmina.
- 9. Verificare che stia avvenendo la ricarica.
Quando si aggancia una Xplorer/Xplorer plus o una Multipette/Repeater (X)stream, sul display compare *Device connected to power supply!*. Quando la si toglie, il display visualizza il messaggio *Device disconnected from power supply!*. Durante la ricarica il display mostra il simbolo lampeggiante di una batteria.

4 Specifiche tecniche

	4986 603.005	4880 603.006
Tipo	Alimentatore con adattatori per spina sostituibili	
Tensione in ingresso	100 V — 240 V ± 10 %	
Tensione in uscita	5 V	
Intensità di corrente	1 A	3 A
Frequenza	50/60 Hz	

5 Informazioni per l'ordinazione

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
4880 000.000 4880 000.018	4880000000 4880000018	Stand di ricarica 4880 per 1 Xplorer/Xplorer plus per 1 Multipette/Repeater (X)stream
4880 000.026	4880000026	Supporto girevole per la ricarica 4880 incl. alimentatore 4880 603.006 per 4 XplorerXplorer/Xplorer plus
4986 603.005 4880 603.006	4986603005 4880603006	Alimentatore con adattatore per spina elettrica per Xplorer/Xplorer plus, Multipette/ Repeater (X) stream per supporto girevole per la ricarica della serie 4880
4880 601.003 4880 602.000	4880601003 4880602000	Alloggiamento per la ricarica per supporto girevole per la ricarica della serie 4880 per Multipette/ Repeater (X)stream per Xplorer/Xplorer plus