

Istruzioni per l'uso

Charger Carousel 2 - Charger Stand 2

Italiano (IT)

1 Descrizione del prodotto

1.1 Panoramica dei prodotti

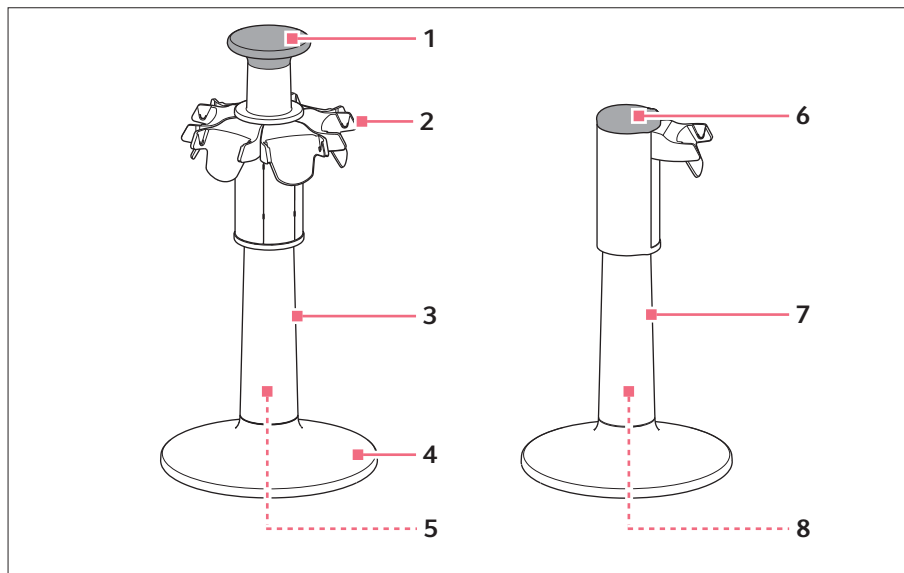


Fig. 1: Caricabatterie girevole 2 e stand di ricarica 2

1 Maniglia

Con connessione a baionetta

2 Alloggiamento per la ricarica

3 Supporto girevole per ricarica

4 Base

5 Giunto magnetico per connettore per la ricarica

6 Coperchio

7 Stand di ricarica

8 Connettore femmina per connettore per la ricarica

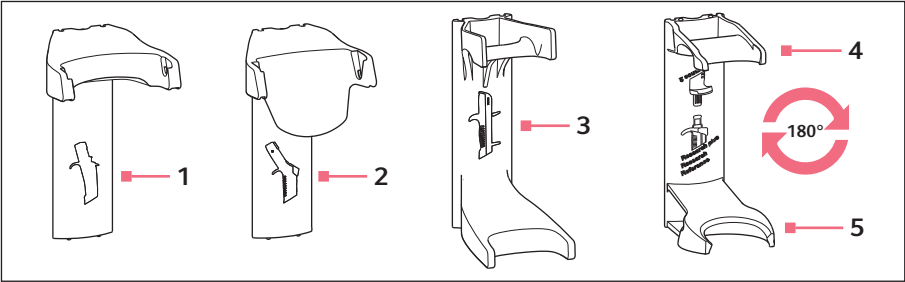


Fig. 2: Alloggiamenti per la ricarica 2 e supporto 2 per dosatori elettronici e meccanici

- | | |
|---|---|
| 1 Alloggiamento per la ricarica
Per Multipette/Repeater E3/E3x,
Multipette/Repeater stream/Xstream | 4 Supporto
Per Research plus, Reference, Research |
| 2 Alloggiamento per la ricarica
Per Xplorer, Xplorer plus | 5 Supporto
Per Reference 2 |
| 3 Supporto
Per Multipette/Repeater M4 | |

1.2 Dotazione – Caricabatterie girevole

Quantità	Descrizione
1	Caricabatterie girevole
1	Alimentatore con connettore per la ricarica magnetico
1	Manuale d'uso

1.3 Dotazione – Stand di ricarica

Quantità	Descrizione
1	Stand di ricarica
1	Manuale d'uso

1.4 Caratteristiche del prodotto

I dosatori non devono essere inseriti con la punta di dosaggio nel caricabatterie girevole o negli stand di ricarica.

1.4.1 Caricabatterie girevole

Il caricabatterie girevole può contenere 6 dosatori elettronici di Eppendorf (pipette monocanale, pipette multicanale o dispenser). È possibile ricaricare contemporaneamente 4 dosatori. Per ricaricare 6 dosatori è necessario alternarli. L'operazione di ricarica viene visualizzata sul display del relativo dosatore. Gli alloggiamenti per la ricarica possono anche essere sostituiti da supporti per dosatori meccanici. Il caricabatterie girevole può essere girato, spostato o trasportato in modo sicuro con la maniglia.

1.4.2 Stand di ricarica

Gli stand di ricarica possono contenere e caricare un dosatore elettronico di Eppendorf (pipetta monocanale, pipetta multicanale o dispenser). L'operazione di ricarica viene visualizzata sul display del relativo dosatore. L'alloggiamento per la ricarica può anche essere sostituito da un supporto per un dosatore meccanico.

1.4.3 Dosatori

Dosatori elettronici compatibili:

- Multipette/Repeater E3, Multipette/Repeater E3x
- Multipette/Repeater stream, Multipette/Repeater Xstream
- Eppendorf Xplorer, Eppendorf Xplorer plus

2 Avvertenze di sicurezza generali

2.1 Pericoli in caso di uso non conforme



ATTENZIONE! Gli alimentatori errati o danneggiati possono provocare lesioni a persone o danni all'apparecchio.

Gli alimentatori errati o danneggiati possono provocare scosse elettriche, surriscaldare, infiammare, sciogliere, mettere in cortocircuito l'apparecchio e causare danni simili.

- ▶ Usare solo l'alimentatore in dotazione per caricare l'apparecchio.
L'alimentatore corretto è riconoscibile dal logo Eppendorf e dal nome dell'apparecchio sull'alimentatore.
- ▶ Non usare nessun alimentatore danneggiato.



ATTENZIONE! Pericolo per uso non appropriato

Fuoriuscite di liquidi possono comportare una contaminazione e danni ai materiali.

- Gettare le punte di dosaggio prima dell'aggancio.



AVVISO! Danno materiale per caricabatterie ribaltato

Il caricabatterie o i dosatori potrebbero essere danneggiati.

- Posizionare il caricabatterie su una superficie piana, stabile e orizzontale.


2.2 Uso conforme

Il caricabatterie girevole è adatto per contenere i dosatori elettronici e meccanici di Eppendorf.

Tutti i dosatori possono essere inseriti nel caricabatterie girevole solo senza punta di dosaggio.

3 Installazione

3.1 Inserimento dell'adattatore per presa di corrente – caricabatterie girevole

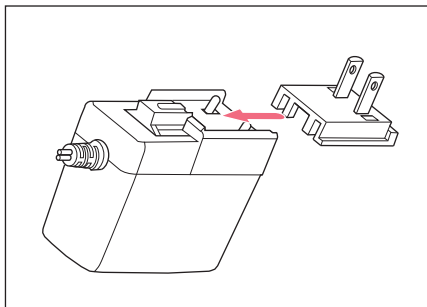

1. Inserire l'adattatore per presa di corrente adatto.
2. Spingere l'adattatore fino in fondo.

3.2 Collegamento del caricabatterie girevole



AVVISO! Danni materiali dovuti ad alimentatori errati.

Gli stand di ricarica e i caricabatterie girevoli richiedono l'impiego di alimentatori differenti.

- ▶ Assicurarsi di utilizzare l'alimentatore giusto. Il codice per l'ordinazione dell'alimentatore si trova sull'alimentatore stesso.



AVVISO! Danneggiamento della pipetta a causa di una corrente di carica eccessiva.

Le pipette elettroniche o i dispenser elettronici non devono essere collegati a un alimentatore quando sono sistemati nello stand di ricarica o in un caricabatterie girevole. Il sistema elettronico della pipetta può rovinarsi e prendere fuoco.

- ▶ Staccare gli eventuali alimentatori collegati alla pipetta o al dispenser.
 - ▶ Non è consentito utilizzare assieme un alimentatore per pipette e uno stand di ricarica o un caricabatterie girevole.
-

Premessa

- È presente un alimentatore (fornito in dotazione).
- ▶ Inserire il connettore dell'alimentatore per la ricarica nel connettore femmina magnetico, disposto nella base.

3.3 Collegamento dello stand di ricarica

Per lo stand di ricarica con l'alloggiamento per la ricarica singolo si utilizza l'alimentatore del dosatore. Non viene fornito in dotazione alcun alimentatore a parte per lo stand di ricarica.



AVVISO! Danni materiali dovuti ad alimentatori errati.

Gli stand di ricarica e i caricabatterie girevoli richiedono l'impiego di alimentatori differenti.

- ▶ Assicurarsi di utilizzare l'alimentatore giusto. Il codice per l'ordinazione dell'alimentatore si trova sull'alimentatore stesso.
-

Premessa

- L'alimentatore è disponibile.
- ▶ Inserire il connettore dell'alimentatore per la ricarica nel connettore femmina, disposto nella base.


3.4 Avvolgimento del cavo

Per accorciare il cavo, questi può essere avvolto una volta intorno ai piedi stabilizzatori.

3.5 Sostituzione dell'alloggiamento per la carica – caricabatterie girevole

Premessa

- L'alimentatore non è connesso alla rete elettrica.

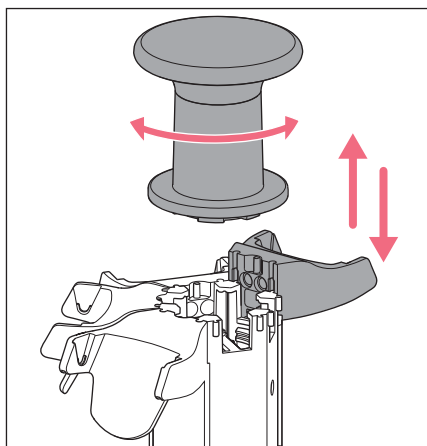

1. Separare il connettore per la ricarica dal giunto magnetico ed estrarlo dalla base.
2. Girare la maniglia a sinistra e toglierla.
3. Tenere fermo il caricabatterie girevole e tirare verso l'alto l'alloggiamento per la ricarica.
4. Mettere un altro alloggiamento per la ricarica nella guida in alto.
5. Premere verso il basso nell'alloggiamento per la ricarica.
6. Spingere verso il basso l'alloggiamento per la ricarica fin quando i naselli in basso sono ingranati.
7. Appoggiare la maniglia e stringere verso destra.

La connessione a baionetta è ingranata.

8. Inserire il connettore per la ricarica nella base.

Il connettore per la ricarica è connesso con il giunto magnetico.

Il contatto viene visualizzato sul display del rispettivo dosatore.

La funzione di ricarica viene visualizzata con un simbolo lampeggiante della batteria.

3.6 Inserimento del supporto per dosatore meccanico – caricabatterie girevole


Premessa

- L'alimentatore non è connesso alla rete elettrica.
1. Girare la maniglia a sinistra e toglierla.
 2. Tenere fermo il caricabatterie girevole e tirare verso l'alto l'alloggiamento per la ricarica.
 3. Mettere il supporto nella guida in alto.
 4. Premere in basso nel supporto.
 5. Spingere verso il basso il supporto fin quando i naselli in basso sono ingranati.
 6. Appoggiare la maniglia e stringere verso destra.
La connessione a baionetta è ingranata.

3.7 Sostituzione dell'alloggiamento per la ricarica – Stand di ricarica

Premessa

- L'alimentatore non è connesso alla rete elettrica.

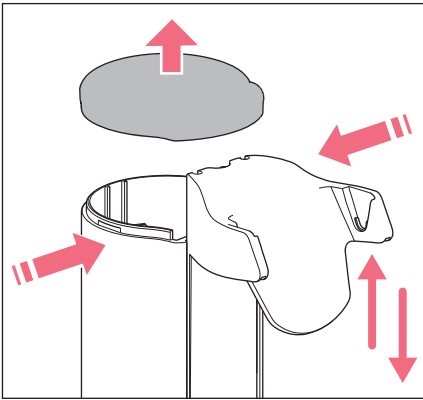

1. Separare il connettore per la ricarica dal connettore femmina e estrarlo dalla base.
2. Premere la cassa al di sotto del coperchio e sollevare il coperchio.
3. Tenere fermo lo stand di ricarica e tirare verso l'alto il supporto.
4. Mettere un altro supporto nella guida in alto.
5. Premere in basso nel supporto.
6. Spingere verso il basso il supporto fin quando i naselli in basso sono ingranati.
7. Mettere il coperchio.
8. Inserire il connettore per la ricarica nel connettore femmina nella base.
Il contatto viene visualizzato sul display del rispettivo dosatore.
La funzione di ricarica viene visualizzata con un simbolo lampeggiante della batteria.

4 Manutenzione

4.1 Pulizia del caricabatterie girevole e degli stand di ricarica

- Togliere i residui di sporcizia con un panno umido e del detergente neutro.

4.2 Materiali

Supporto a parete	Materiale
Superfici libere	Acrilnitrilo-estireno-acrilato con policarbonato (ASA/PC)
Piedi	Silicone
Contatti per ricarica	Rivestimento nichelato

5 Specifiche tecniche

Tipo	Alimentatore con adattatori di spine cambiabili
Tensione di ingresso	100 V — 240 V, ± 10 %
Tensione di uscita	5 V
Intensità di corrente	4 A
Frequenza	50/60 Hz

6 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

6.1 Smaltimento

In caso di smaltimento del prodotto, osservare le disposizioni di legge vigenti in materia.

Avvertenze sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche nella Comunità Europea:

All'interno della Comunità Europea lo smaltimento di apparecchiature elettriche è regolamentato da normative nazionali basate sulla Direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In base a tali disposizioni, tutti gli apparecchi forniti dopo il 13 agosto 2005 nel settore B2B, di cui fa parte il presente prodotto, non possono più essere smaltiti con i rifiuti comunali o domestici. Come contrassegno per questa disposizione, è presente il seguente simbolo:



Poiché le normative in materia di smaltimento in ambito UE possono differire a seconda del paese, in caso di necessità si prega di contattare il rispettivo fornitore.

Istruzioni per l'uso

Charger Carousel 2 - Charger Stand 2

Italiano (IT)

7 Report di installazione

7.1 Caricabatterie girevole e stand di ricarica

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
3116 000.023	3116000023	Supporto girevole di ricarica 2 per 6 Eppendorf Xplorer/Xplorer plus sono disponibili ulteriori alloggiamenti per la ricarica opzionali
3116 000.031	3116000031	Stand di ricarica 2 per una Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
3116 000.040	3116000040	Stand di ricarica 2 per una Eppendorf Multipette (Repeater) elettronica

7.2 Alloggiamento per la ricarica

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
3116 602.007	3116602007	Alloggiamento per la ricarica 2 per una Eppendorf Xplorer/Xplorer plus per caricabatterie 2 (con funzione di ricarica)
3116 603.003	3116603003	Alloggiamento per la ricarica 2 per una Eppendorf Multipette (Repeater) elettronica per caricabatterie 2 (con funzione di ricarica)

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com