

Manuale d'uso

Alloggiamento per supporto di ricarica e portapipette a carosello, serie 4880
Italiano (IT)

1 Sostituzione dell'alloggiamento per la ricarica

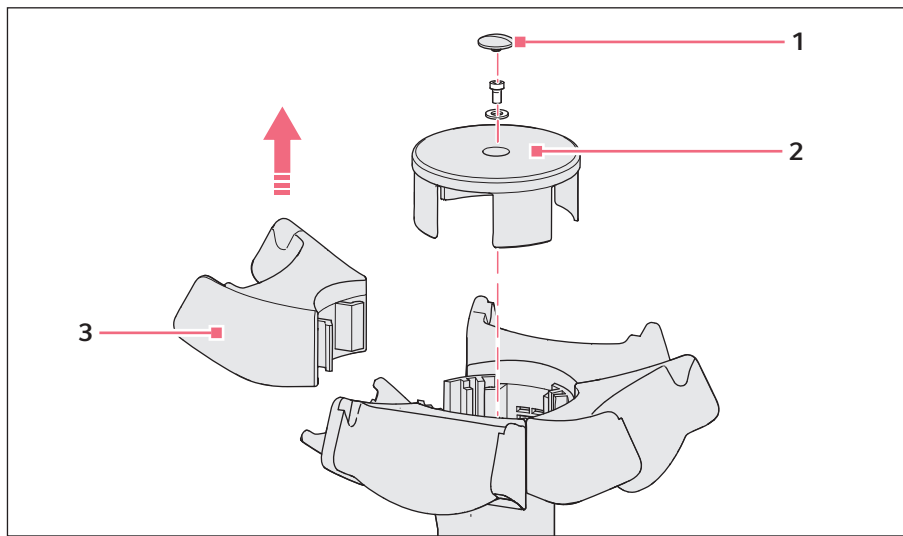


Fig. 1-1: Sostituzione dell'alloggiamento per la ricarica

1 Tappo di chiusura

3 Alloggiamento per la ricarica

2 Piastra di copertura

Per sostituire un alloggiamento per la ricarica, procedere come indicato di seguito.

1. Togliere il connettore per la ricarica dell'alimentatore dal connettore femmina.
2. Rimuovere il tappo di chiusura (1).
3. Svitare la vite sulla piastra di copertura (2). Utilizzare a questo proposito la brugola da 2,5 mm compresa tra gli accessori dell'alloggiamento per la ricarica.
4. Conservare in un posto sicuro la vite e la rondella per l'assemblaggio.
5. Afferrare gli alloggiamenti per la ricarica dal basso (3). Inclinare leggermente l'alloggiamento per la ricarica da una parte e dall'altra e alzarlo contemporaneamente verso l'alto. Rimuovere l'alloggiamento per la ricarica assieme alla piastra di copertura (2).

Manuale d'uso

Alloggiamento per supporto di ricarica e portapipette a carosello, serie 4880
Italiano (IT)

6. Inserire un nuovo alloggiamento per la ricarica.

I contatti striscianti dell'alloggiamento per la ricarica devono essere in contatto con le guide dorate del supporto girevole per la ricarica.

7. Assemblare nella sequenza inversa il supporto girevole per la ricarica.

8. Inserire il connettore per la ricarica dell'alimentatore nel connettore femmina.

9. Verificare che stia avvenendo la ricarica.

Quando si aggancia una Xplorer/Xplorer plus o una Multipette/Repeater (X)stream, sul display compare *Device connected to power supply!*. Quando la si toglie, il display visualizza il messaggio *Device disconnected from power supply!*. Durante la ricarica il display mostra il simbolo lampeggiante di una batteria.

2 Informazioni per l'ordinazione

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
4880 000.000	4880000000	Stand di ricarica 4880 per 1 Xplorer/Xplorer plus
4880 000.018	4880000018	per 1 Multipette/Repeater (X)stream
4880 000.026	4880000026	Supporto girevole per la ricarica 4880 incl. alimentatore 4880 603.006 per 4 Xplorer/Xplorer plus
4986 603.005	4986603005	Alimentatore con adattatore per spina elettrica per Xplorer/Xplorer plus, Multipette/Repeater (X) stream
4880 603.006	4880603006	per supporto girevole per la ricarica della serie 4880
4880 601.003	4880601003	Alloggiamento per la ricarica per supporto girevole per la ricarica della serie 4880
4880 602.000	4880602000	per Multipette/ Repeater (X)stream per Xplorer/Xplorer plus

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com