


TASTIERA DI COMANDO DELL'AGITATORE NEW BRUNSWICK™ M1190-9600 revisione C

1. RPM: si illumina quando il display indica la velocità, cioè la velocità effettiva o il valore di setpoint in modalità SET. Lampeggia quando risultano indicati 5 RPM al di sopra o al di sotto del valore di setpoint.
2. HRS: si illumina quando il display indica il tempo, cioè, il tempo effettivo rimanente o il valore di setpoint in modalità SET o il tempo totale di funzionamento.
3. °C: si illumina quando il display indica la temperatura, cioè la temperatura effettiva della camera o del bagno termostatico o il valore di setpoint in modalità SET. Lampeggia quando risulta indicato 1 °C al di sopra o al di sotto del valore di setpoint.
4. *: Innova 3100 -Lampeggia quando il livello dell'acqua è al di sotto del valore di setpoint.
5. Determina la visualizzazione delle funzioni: RPM, HRS, °C

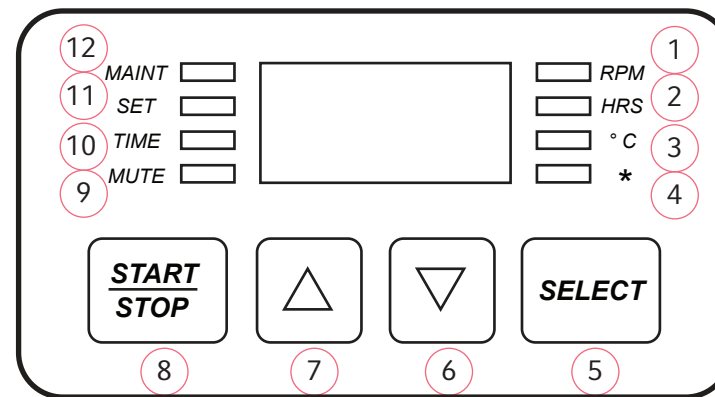

6. Diminuisce il valore di setpoint per la velocità di agitazione (RPM), il tempo (HRS) o la temperatura (°C).
7. Aumenta il valore di setpoint per la velocità di agitazione (RPM), il tempo (HRS) o la temperatura (°C).
8. Avvia o arresta l'agitazione.
9. MUTE: si illumina quando l'allarme acustico è disattivato.
10. TIME: si illumina durante un ciclo temporizzato. Lampeggia al termine del ciclo.
11. SET: per fissare i valori di setpoint, si illumina quando si utilizza il tasto ▲ o ▼ la tecla
12. MAINT: ogni 10.000 ore di funzionamento, si illumina per segnalare la necessità di manutenzione preventiva

AGITATEUR NEW BRUNSWICK™ INTERFACE DE COMMANDE

M1190-9600 Révision C

Allarme acustico

1. Premere SELECT per confermarlo. Viene tacitato, ma rimane attivato.
2. Per disattivarlo, premere SELECT fino a selezionare HRS, poi premere ▲ e ▼ CONTEMPORANEAMENTE, quindi premere START/STOP. MUTE si illumina.
3. Per riattivarlo, premere SELECT fino a selezionare HRS, poi premere ▲ e ▼ CONTEMPORANEAMENTE, quindi premere START/STOP. MUTE si spegne.

Tempo totale di funzionamento

1. Premere SELECT fino a selezionare HRS.
2. Premere ▲ e ▼ CONTEMPORANEAMENTE.
3. Premere START/STOP. Il display indica centinaia di ore.

Per impostare e avviare un ciclo temporizzato

1. Premere SELECT finché HRS non si illumina.
2. Premere ▲ o ▼ per impostare il tempo (tra 0,1 HRS e 99,9 HRS).
3. Mentre SET è illuminato, premere START/STOP. TIME si illuminerà e il display indicherà il tempo rimanente.

Per annullare

1. Premere SELECT fino a selezionare HRS.
2. Premere ▲ o ▼, poi START/STOP. Time si spegnell display indica "Off".

Per regolare il tempo di funzionamento

Mentre TIME è acceso, premere ▲ o ▼ per impostare un nuovo tempo.

Il display lampeggiante indica l'interruzione dell'alimentazione elettrica. Premere un tasto qualunque per disattivarlo.