



ショートインストラクション
 ピペットスタンド (6 本架)
 日本語 (JA)

1 外観

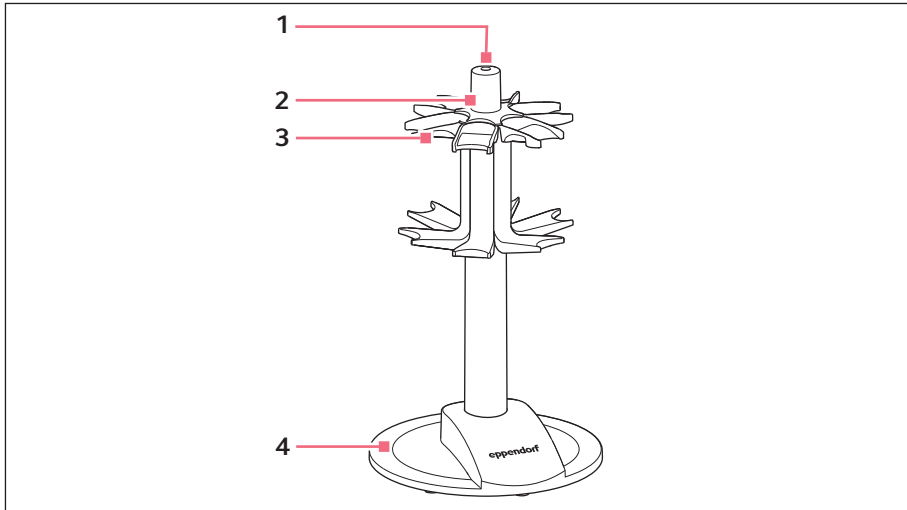


- | | |
|-------|-------------------|
| 1 ねじ | 3 ピペットまたは分注器用ホルダー |
| 2 カバー | 4 ピペットスタンド (6 本架) |

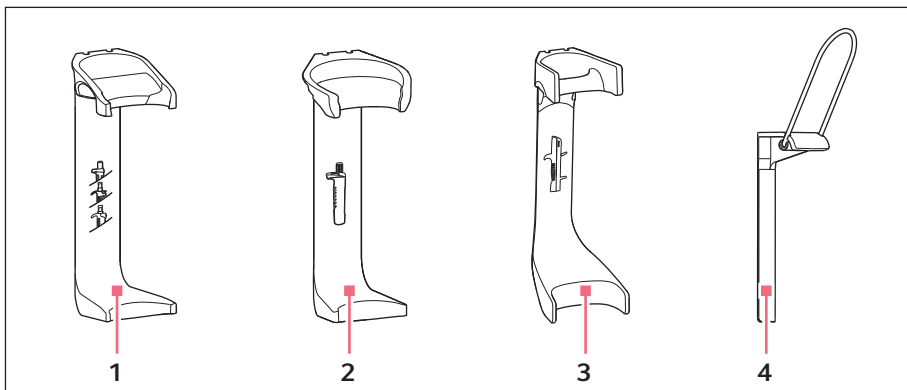

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 Research plus, Biomaster 用ホルダー | 3 Multipipette M4 用ホルダー |
| 2 Reference 2 用ホルダー | 4 Varipipette 用ホルダー |

ショートインストラクション
ピペットスタンド (6 本架)
日本語 (JA)

2 ホルダーを交換する

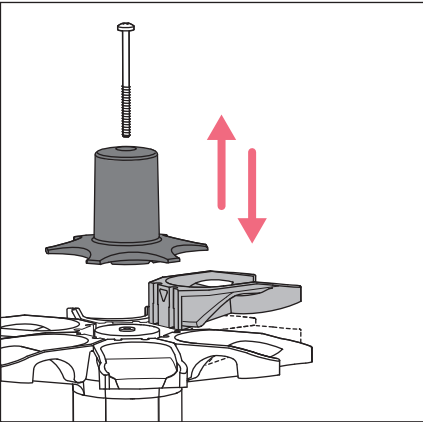

1. ねじを外し、カバーを取り外します。
2. ピペットスタンドを固定してホルダーを上へ引き抜きます。
3. ホルダーをガイドにかけます。
4. ホルダーの下部がロックする位置まで、ホルダーを下方にスライドさせます。
5. カバーを乗せ、ねじを締めます。

3 注文案内

Order no. (International)	Order no. (North America)	品名
4923 000.009 3115 000.003	4923000009 022444905	Pipette carousel with 6 holders Reference 2 Research plus, Biomaster
4982 602.004	4982602004	Holder for pipette carousel or wall mounting Multipipette M4
4923 601.002 3115 600.019 4981 201.006	4923601002 022444913 022260588	Holder for pipette carousel Reference 2 Research plus, Biomaster Varipipette