


Instrukcja użytkowania

Charger Shell 2 - Holder 2


Polski (PL)

1 Instalacja

1.1 Montaż uchwyty lub uchwyty ładującego na ścianie

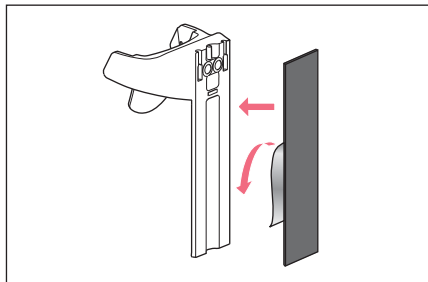

1. Wyczyść gładkie powierzchnie szklane lub ceramiczne (np. za pomocą etanolu) i poczekaj, aż wyschną.
2. Zdejmij folię ochronną z jednej strony taśmy klejącej.
3. Dociśnij mocno taśmę klejącą do tylnej części uchwyty lub uchwyty ładującego.

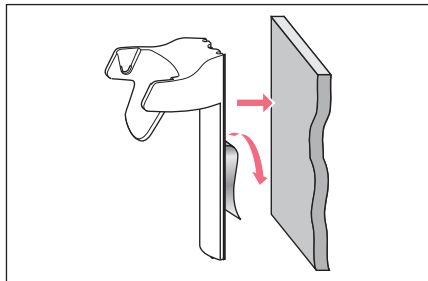

4. Zdejmij folię ochronną z drugiej strony taśmy klejącej.
5. Dociśnij mocno uchwyt lub uchwyt ładujący do wyczyszczonej powierzchni. Uchwyt lub uchwyt ładujący można obciążać dopiero po 24 godzinach.

1.2 Demontaż uchwyty lub uchwyty ładującego ze ściany

- Obróć uchwyt lub uchwyt ładujący i usuń taśmę klejącą.

1.3 Wkładanie uchwyty lub uchwyty ładującego do statywu karuzelowego

Uchwyt lub uchwyt ładujący mocuje się bez użycia taśmy klejącej.

2 Obsługa

2.1 Ładowanie elektronicznego urządzenia dozującego

W przypadku montażu na ścianie urządzenie nie jest ładowane za pośrednictwem uchwyty. Urządzenie należy ładować za pomocą odpowiedniego zasilacza sieciowego.

3 Konserwacja

3.1 Czyszczenie uchwyty lub uchwyty ładującego

- Zetrzyj zabrudzenia za pomocą szmatki zwilżonej łagodnym środkiem czyszczącym.

Instrukcja użytkowania
Charger Shell 2 - Holder 2
Polski (PL)

3.2 Materiały

Uchwyt ścienny	Materiał
Odślonięte powierzchnie	Akrylonitryl/akrylan styrenu z poliwęglanem (ASA/PC)
Styki ładujące	Niklowa powłoka galwaniczna

4 Informacje dotyczące zamawiania

4.1 Uchwyt ładujący

Nr zamów. (Międzynarodowy)	Nr zamów. (Ameryka Północna)	Opis
3116 602.007	3116602007	Charger Shell 2 for one Eppendorf Xplorer/Xplorer plus for Charger Carousel 2 (with charging functionality)
3116 603.003	3116603003	Charger Shell 2 for one electronic Eppendorf Multipette (Repeater) for Charger Carousel 2 (with charging functionality)

4.2 Uchwyt

Nr zamów. (Międzynarodowy)	Nr zamów. (Ameryka Północna)	Opis
3116 000.112	3116000112	Holder 2 for one Eppendorf Research/plus, Reference/2, Biomaster or Tip Tool for Carousel 2, Charger Carousel 2 or wall mounting
3116 000.120	3116000120	Holder 2 for one Eppendorf Xplorer/Xplorer plus for Carousel 2, Charger Carousel 2 or wall mounting (without charging functionality)
3116 000.139	3116000139	Holder 2 for one electronic Eppendorf Multipette (Repeater) for Carousel 2, Charger Carousel 2 or wall mounting (without charging functionality)
3116 000.147	3116000147	Holder 2 for one Eppendorf Multipette (Repeater) M4 for Carousel 2, Charger Carousel 2 or wall mounting

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com