



Instruções de utilização

Carrossel para pipetas
Português (PT)

1 Ilustração geral

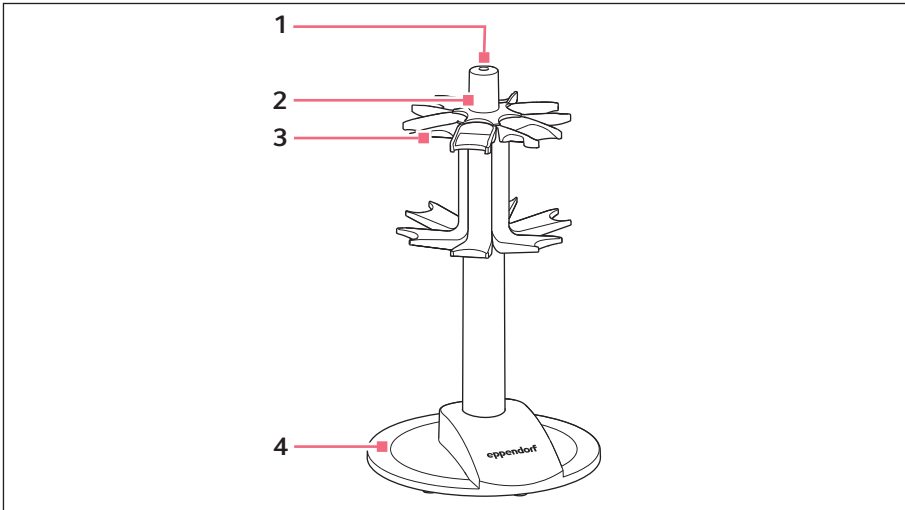


- | | |
|-------------|--|
| 1 Parafuso | 3 Suporte para pipetas e dispensadores |
| 2 Cobertura | 4 Carrossel para pipetas |

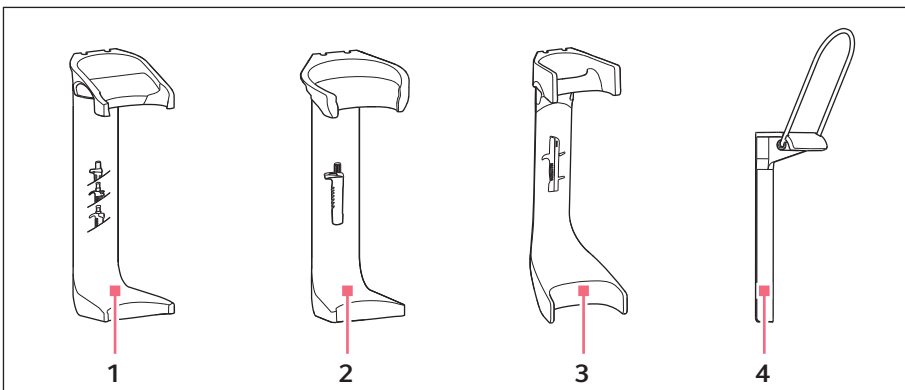

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Suporte para Research plus,
Biomaster | 3 Suporte para Multipette M4 |
| 2 Suporte para Reference 2 | 4 Suporte para Varipette |

Instruções de utilização
Carrossel para pipetas
Português (PT)

2 Trocando o suporte

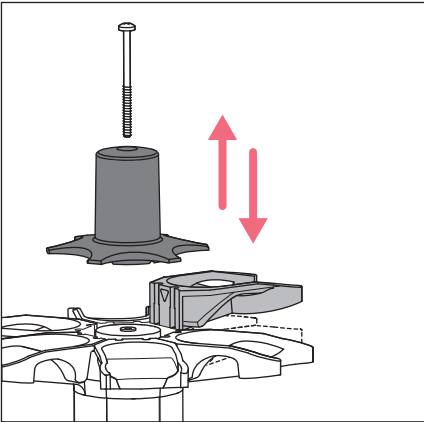

- 1. Soltar o parafuso e retirar a cobertura.
- 2. Segurar o carrossel e retirar o suporte para cima.
- 3. Engatar o suporte na guia.
- 4. Empurrar o suporte para cima até o nariz engatar em baixo.
- 5. Colocar a cobertura e apertar o parafuso.

3 Informações para pedido

N.º de encomenda (Internacional)	N.º de encomenda (América do Norte)	Descrição
4923 000.009 3115 000.003	4923000009 022444905	Pipette carousel with 6 holders Reference 2 Research plus, Biomaster
4982 602.004	4982602004	Holder for pipette carousel or wall mounting Multipipette M4
4923 601.002 3115 600.019 4981 201.006	4923601002 022444913 022260588	Holder for pipette carousel Reference 2 Research plus, Biomaster Varipipette