

Instruções de uso

Charger Carousel 2 - Charger Stand 2

Português (PT)

1 Descrição do produto

1.1 Vista geral de produtos

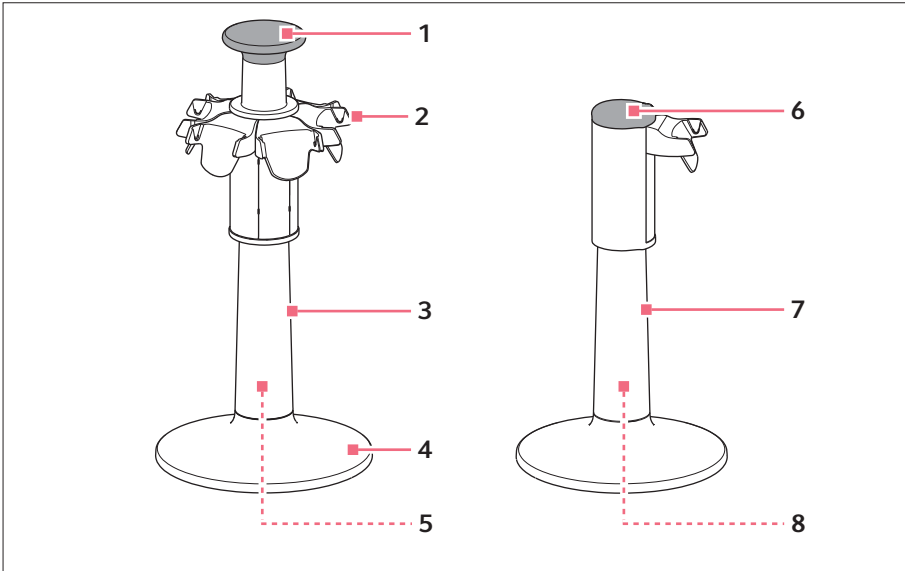


Fig. 1: Carregador rotativo 2 e suporte com carregador 2

- | | |
|--|--|
| 1 Manípulo
Com fecho de baioneta | 5 Acoplamento magnético para plugue |
| 2 Base de carga | 6 Tampa |
| 3 Carregador rotativo | 7 Suporte com carregador |
| 4 Tomada | 8 Tomada para plugue |

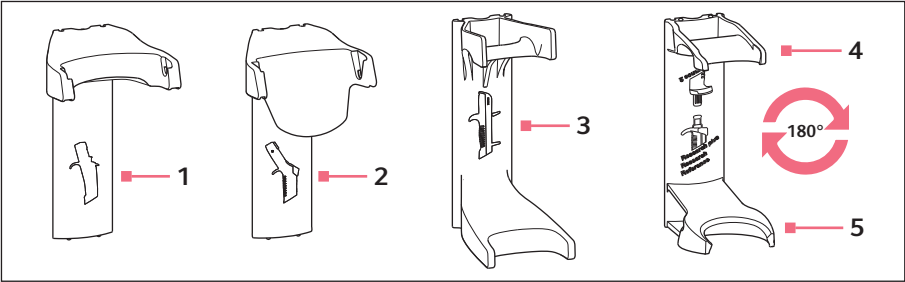


Fig. 2: Bases de carga 2 e suporte 2 para dispensadores eletrônicos e mecânicos

- 1

Base de carga
Para Multipette/Repeater E3/E3x,
Multipette/Repeater stream/Xstream
- 2

Base de carga
Para Xplorer, Xplorer plus
- 3

Suporte
Para Multipette/Repeater M4
- 4

Suporte
Para Research plus, Reference,
Research
- 5

Suporte
Para Reference 2

1.2 Embalagem – carregador rotativo

Quantidade	Descrição
1	Carregador rotativo
1	Carregador com plugue magnético
1	Instruções de uso

1.3 Embalagem – suporte com carregador

Quantidade	Descrição
1	Suporte com carregador
1	Instruções de uso

1.4 Características

Os dispensadores não podem ser colocados no carregador rotativo ou no suporte com carregador com as ponteiros de dispensação.

1.4.1 Carregador rotativo

O carregador rotativo tem capacidade para 6 dispensadores eletrônicos da Eppendorf (pipetas monocal, pipetas multicanal ou dispensadores). É possível carregar 4 dispensadores simultaneamente. Com 6 dispensadores, o carregamento se faz alternadamente. O carregamento é exibido no visor do respectivo dispensador. As bases de carga também podem ser substituídas por suportes para dispensadores mecânicos. O carregador rotativo pode ser rodado, deslocado ou transportado em segurança usando o manipulador.

1.4.2 Suporte com carregador

O suporte com carregador suporta e carrega um dispensador eletrônico da Eppendorf (pipeta monocal, pipeta multicanal ou dispensador). O carregamento é exibido no visor do respectivo dispensador. A base de carga também pode ser substituída por um suporte para um dispensador mecânico.

1.4.3 Dispensadores

Dispensadores eletrônicos adequados:

- Multipette/Repeater E3, Multipette/Repeater E3x
- Multipette/Repeater stream, Multipette/Repeater Xstream
- Eppendorf Xplorer, Eppendorf Xplorer plus

2 Segurança

2.1 Perigos durante o uso em desacordo com a finalidade



CUIDADO! Fichas incorretas ou danificadas podem causar danos pessoais e danos materiais.

Fichas incorretas ou danificadas podem causar choques elétricos, superaquecer o equipamento, causar incêndios, derreter, curto-circuitar e causar danos similares

- ▶ Use somente a ficha fornecida para carregar o equipamento. A ficha correta pode ser identificada através do logotipo Eppendorf e o nome do equipamento na ficha.
- ▶ Não use fichas danificadas

4 Instruções de uso

Charger Carousel 2 - Charger Stand 2

Português (PT)



CUIDADO! Perigo devido a manuseio incorreto

O vazamento de líquidos pode causar contaminação e danos materiais.

- ▶ Ejeite as ponteiros de dispensação antes da colocação.



AVISO! Danos materiais devido a queda do carregador rotativo

O carregador rotativo ou os dispensadores podem ser danificados.

- ▶ Coloque o carregador rotativo sobre uma base estável, plana e horizontal.


2.2 Utilização de acordo com a finalidade

O carregador rotativo é adequado para dispensadores eletrônicos e mecânicos da Eppendorf.

Os dispensadores somente podem ser colocados no carregador rotativo sem ponteira de dispensação.

3 Instalação

3.1 Usar o adaptador de plugue – carregador rotativo

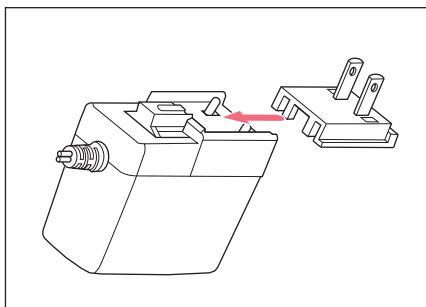

1. Usar o adaptador de plugue adequado.
2. Inserir o adaptador de plugue até o batente.

3.2 Conectar o carregador rotativo



AVISO! Danos materiais devido a transformadores incorretos.

O suporte com carregador e o carregador rotativo necessitam de transformadores diferentes.

- ▶ Verifique se utiliza o transformador correto. O número de pedido do transformador encontra-se no próprio transformador.



AVISO! Danos na pipeta devido a sobrecarga de tensão.

As pipetas ou dispensadores eletrônicos não devem estar conectados a alimentação se estiverem no suporte com carregador ou no carregador rotativo. A eletrônica da pipeta pode ficar danificada e incendiar-se.

- ▶ Desconecte os cabos de alimentação da pipeta ou do dispensador.
- ▶ Não é permitido combinar a alimentação da pipeta e o suporte com carregador ou o carregador rotativo.

Requisito

- A fonte de alimentação/carregador (incl. no material fornecido) está disponível.
- ▶ Ligar o conector da fonte de alimentação/carregador à tomada fêmea magnética no soquete.

3.3 Conectar o suporte com carregador

Para o suporte com carregador com uma única base de carga, usa-se o carregador do dispensador. O material fornecido não inclui um carregador individual para o suporte com carregador.



AVISO! Danos materiais devido a transformadores incorretos.

O suporte com carregador e o carregador rotativo necessitam de transformadores diferentes.

- ▶ Verifique se utiliza o transformador correto. O número de pedido do transformador encontra-se no próprio transformador.

Requisito

- O carregador está disponível.
- ▶ Ligar o plugue do carregador à tomada fêmea no soquete.


3.4 Enrolar o cabo

Para reduzir o cabo, poderá ser enrolado nos pés de suporte.

3.5 Substituir base de carga – carregador rotativo

Requisito

- Ficha elétrica desconectada da rede.

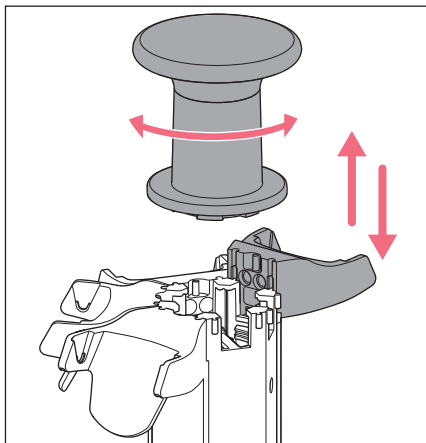

1. Desconectar a ficha de carga do acoplamento magnético e retirar da tomada.
2. Rodar o manípulo para a esquerda e retirar.
3. Segurar o carregador rotativo e retirar a base de carga por cima.
4. Engatar a base de carga na guia em cima.
5. Pressionar para baixo contra a base de carga.
6. Empurrar a base de carga para baixo até os encaixes engatarem.
7. Colocar o manípulo e apertar para a direita.
O fecho de baioneta engata.
8. Inserir a ficha de carga na tomada.
A ficha de carga está ligada ao acoplamento magnético.
O contato é indicado no visor do respetivo dispensador.
A função de carga é indicada através de um símbolo de bateria piscando.

3.6 Inserir suporte do dispensador mecânico – carregador rotativo


Requisito

- Ficha elétrica desconectada da rede.
1. Rodar o manípulo para a esquerda e retirar.
 2. Segurar o carregador rotativo e retirar a base de carga por cima.
 3. Engatar o suporte na guia a partir de cima.
 4. Pressionar em baixo contra o suporte.
 5. Empurrar o suporte para baixo até os encaixes engatarem.
 6. Colocar o manípulo e apertar para a direita.
O fecho de baioneta engata.

3.7 Substituir a base de carga – suporte com carregador

Requisito

- Ficha elétrica desconectada da rede.

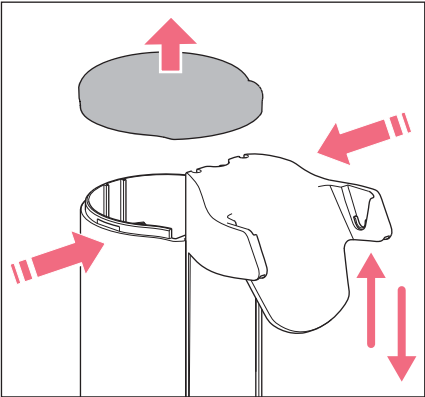

1. Desconectar a ficha de carga da tomada fêmea e retirar da tomada.
2. Pressionar a carcaça abaixo da tampa e retirar a tampa.
3. Segurar o suporte com carregador e retirar o suporte por cima.
4. Engatar o outro suporte na guia a partir de cima.
5. Pressionar em baixo contra o suporte.
6. Empurrar o suporte para baixo até os encaixes engatarem.
7. Colocar a tampa.

8. Inserir a ficha de carga na tomada fêmea na tomada.
O contato é indicado no visor do respectivo dispensador.
A função de carga é indicada através de um símbolo de bateria piscando.

4 Manutenção

4.1 Limpar carregador rotativo ou suporte com carregador

- Limpar contaminação com um pano úmido e um detergente suave.

4.2 Materiais

Suporte de parede	Material
Área livre	Acrilonitrilo-estireno-acrilato com policarbonato (ASA/PC)
Pés	Silicone
Contatos de carga	Revestimento niquelado

5 Dados técnicos

Tipo	Ficha elétrica com adaptadores de ficha permutável
Tensão de entrada	100 V — 240 V, ± 10 %
Tensão de saída	5 V
Intensidade de corrente	4 A
Frequência	50/60 Hz

6 Transporte, armazenamento e eliminação


6.1 Eliminação

No caso de eliminação do produto devem ser observados os regulamentos legais aplicáveis.

Informação sobre eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos na Comunidade Europeia:

Dentro da Comunidade Europeia, a eliminação de equipamentos elétricos está regulamentado por regulamentos nacionais baseados na Diretriz UE 2012/19/UE relativa a resíduos de equipamento elétrico e eletrônico (WEEE).

De acordo com estes regulamentos, quaisquer equipamentos fornecidos após 13 de agosto de 2005, na área do business-to-business, à qual este produto pertence, não podem continuar sendo descartados juntamente com resíduos municipais ou domésticos. Para documentar este fato, foram marcados com a seguinte identificação:

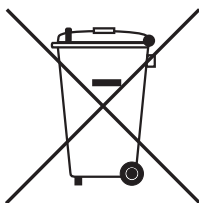

Como os regulamentos sobre eliminação podem variar de país para país dentro da UE, entre em contato com seu fornecedor se necessário.

7 Informações para pedido

7.1 Carregador rotativo e suporte com carregador

N.º de encomenda (Internacional)	N.º de encomenda (América do Norte)	Descrição
3116 000.023	3116000023	Charger Carousel 2 for 6 Eppendorf Xplorer/Xplorer plus additional charger shells and holders are optionally available
3116 000.031	3116000031	Charger Stand 2 for one Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
3116 000.040	3116000040	Charger Stand 2 for one electronic Eppendorf Multipette (Repeater)

7.2 Base de carga

N.º de encomenda (Internacional)	N.º de encomenda (América do Norte)	Descrição
3116 602.007	3116602007	Charger Shell 2 for one Eppendorf Xplorer/Xplorer plus for Charger Carousel 2 (with charging functionality)
3116 603.003	3116603003	Charger Shell 2 for one electronic Eppendorf Multipette (Repeater) for Charger Carousel 2 (with charging functionality)