

Instruções de uso

Base de carga 2 – Suporte para pipetas 2

Português (PT)

1 Sobre o presente manual

1.1 Notas relativas ao manual de operação


Este documento complementa o manual de operação do produto. Este documento não substitui o manual de operação.

1. Antes de usar o produto, leia estas instruções de uso na íntegra.
2. Adicionalmente, leia o manual de operação do instrumento que usar com o acessório.


As datas neste manual de operação correspondem ao formato internacional de data da norma ISO 8601. Todas as datas são apresentadas no formato AAAA-MM-DD ou AAAA-MM.

2 Instalação

2.1 Fixar a base de carga ou o Suporte para Pipetas na parede

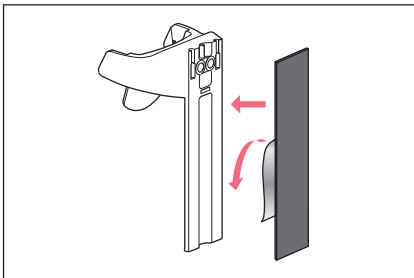

1. Limpe a superfície lisa de vidro ou aço inoxidável (por ex., com Etanol) e deixe secar.
2. Remova a película protetora de um lado da fita adesiva.
3. Pressione a fita adesiva com força na parte traseira da base de carga ou do Suporte para Pipetas.

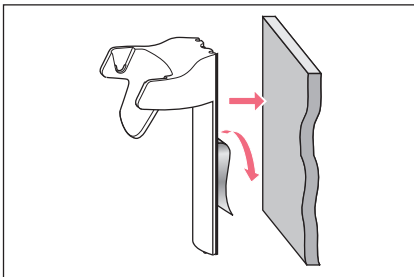

4. Remova a película protetora do outro lado da fita adesiva.
5. Pressione a base de carga ou o Suporte para Pipetas com força contra a superfície limpa. Coloque peso na base de carga ou no Suporte para Pipetas somente após 24 horas.

2.2 Remover a base de carga ou o Suporte para Pipetas da parede

1. Gire a base de carga ou o Suporte para Pipetas e retire as tiras adesivas.

2 Instruções de uso

Base de carga 2 – Suporte para pipetas 2

Português (PT)

2.3 Colocar a base de carga ou o Suporte para Pipetas no suporte giratório

1. A base de carga ou o Suporte para Pipetas são colocados no suporte giratório sem tiras adesivas.

3 Operação

3.1 Recarregar o dispensador eletrônico

No caso de montagem na parede, a função de recarga não se realiza através do Suporte para Pipetas. O dispensador é recarregado com o carregador correspondente.

4 Manutenção

4.1 Limpar a base de carga ou o Suporte para Pipetas

Material:

- Pano
- Detergentes à base de sabão

1. Limpe as contaminações existentes com um pano úmido e um detergente suave.

5 Dados técnicos

5.1 Material

Superfícies livres	Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato (ASA/PC)
Contatos de carga	Revestimento niquelado

6 Informações para pedido

Base de carga

Descrição	N.º de encomenda
Base de carga 2 para um Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus para suporte giratório de recarga 2 ou base de recarga 2, com função de carregamento	3116 602 007
para um Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream para suporte giratório de recarga 2 ou base de recarga 2, com função de carregamento	3116 603 003

Suporte para Pipetas

Descrição	N.º de encomenda
Suporte de pipetas 2 para um Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus para suporte giratório de pipetas 2, suporte giratório de carga 2, base ou suporte de parede, fita adesiva incluída, sem função de carregamento	3116 000 120
Suporte de pipetas 2, branco para uma pipeta Eppendorf Research® 3 para suporte giratório de pipetas 2 e carregador rotativo 2 ou suporte de parede, fita autocolante incluída	3116 000 295
Suporte para pipetas 2 para um Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2, Biomaster® ou epMotion® Tip Tool para suporte giratório de pipetas 2, suporte giratório de carga 2, base ou suporte de parede, fita adesiva incluída, sem função de carregamento	3116 000 112
para um Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream para suporte giratório de pipetas 2, suporte giratório de carga 2, base ou suporte de parede, fita adesiva incluída, sem função de carregamento	3116 000 139
para um Multipette® M4 para suporte giratório de pipetas 2, suporte giratório de carga 2, base ou suporte de parede, fita adesiva incluída, sem função de carregamento	3116 000 147

