

Sticky Pad

Manual de operação

Copyright © 2014 Eppendorf AG, Germany. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the copyright owner.

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.

New Brunswick™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany.

Trademarks are not marked in all cases with ™ or ® in this manual.


1 Utilizando o tapete adesivo

1.1 Descrição do produto

1.1.1 Tapete adesivo

O Tapete adesivo é fornecido sob a forma de tapete 20 x 20 cm (8 x 8 in) que pode ser utilizado para prender frascos, garrafas, placas e outros equipamentos similares nas plataformas do shaker. Pode ser utilizado para cobrir completamente toda a superfície da plataforma ou combinado com acessórios enrosçáveis, como racks e grampos de frasco. O Tapete adesivo pode ser facilmente removido e reposicionado desgarrando-o simplesmente da superfície. O Tapete adesivo e o Kit Adaptador de tapete adesivo (n.º de referência M1250-9504) são reutilizáveis e duram vários anos.

1.2 Instalação

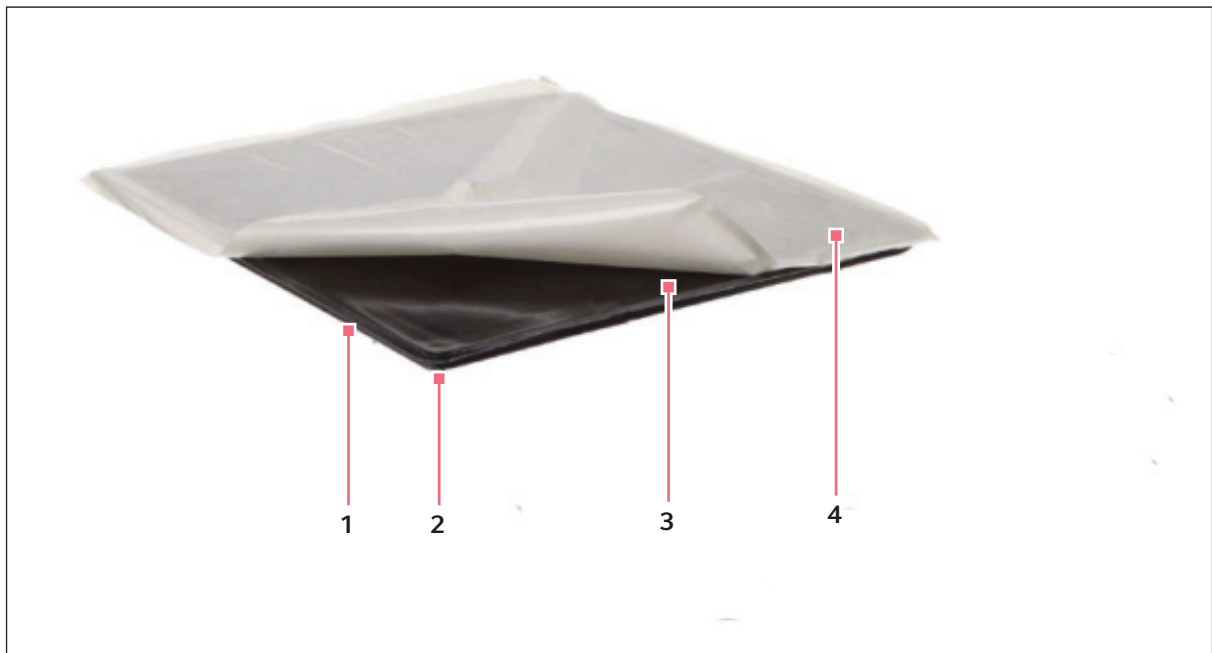

1 Molde plástico.

2 Face interna do Tapete adesivo.

3 Face superior do Tapete adesivo.

4 Película plástica siliconada.

1.2.1 Instruções

1. Remova a película plástica siliconada.
2. Remova o Tapete adesivo do molde plástico.
3. Instale o Tapete adesivo com a face superior em contato com a plataforma limpa.
4. Instale os frascos na face interna do Tapete adesivo pressionando-os firmemente.

1.3 Funcionamento



É importante remover todos os resíduos de óleo ou graxa da superfície da plataforma antes de utilizar o Tapete adesivo. É possível utilizar qualquer produto de limpeza disponível no comércio.

1. Teste o Tapete adesivo com todos os tipos de recipientes que deseja utilizar, nas mesmas condições (velocidade, temperatura e a mesma quantidade de material no recipiente) que deseja utilizar em seu processo. Se o recipiente se mover ou deslocar em tais condições, não o utilize para essa aplicação.



O intervalo de temperatura recomendado para o Tapete adesivo é 15 °C – 45 °C.



CUIDADO!

- ▶ A altas velocidades, o Tapete adesivo não é tão seguro como os grampos de frasco.
- ▶ A velocidade máxima a utilizar com o Tapete adesivo é 250 rpm para diâmetros de curso até 2,5 cm (1 in) e 200 rpm para diâmetros até 5,1 cm (2 in).



CUIDADO!

- ▶ Não utilize o Tapete adesivo em shakers de banho-maria.

2. O Tapete adesivo tem duas superfícies e uma é mais adesiva do que a outra. Aplique o lado mais adesivo na plataforma e instale o frasco na superfície do lado menos adesivo.
3. Limpe vazamentos o mais rapidamente possível. Se pequenas quantidades de água entrarem em contato com o Tapete adesivo, deixe secar completamente antes da utilização.
4. Para remover os frascos do Tapete adesivo, utilize uma pequena quantidade de água à volta do fundo do frasco, depois seque com um toalhete de papel depois de o frasco ser removido.



AVISO!

- ▶ Não deve exercer força excessiva para remover os frascos do Tapete adesivo. Isso pode resultar em danos materiais.



AVISO!

- ▶ Se o Tapete adesivo for utilizado em uma incubadora shaker ou ambiente incubado durante longos períodos de tempo, poderá ser difícil remover os frascos do Tapete adesivo. Para evitar uma possível quebra, utilize o procedimento descrito acima para remover os frascos em segurança.

5. O Tapete adesivo pode ser limpo desgarrando-o simplesmente da plataforma e lavando-o com uma esponja e água ou uma solução com detergente. A força de adesão completa volta depois de o Tapete adesivo estar completamente seco.

1.4 Dados técnicos

1.4.1 Especificações

Tapete adesivo	
Dimensões	20 x 20 cm (8 x 8 in)
Intervalo de temperatura	15 °C - 45 °C
Velocidade máxima	250 rpm (para diâmetros de curso até 2,5 cm)
	200 rpm (para diâmetros de curso até 5,1 cm)
Altitude	2000 m
Número de referência	M1250-9700

Evaluate your manual

Give us your feedback.

www.eppendorf.com/manualfeedback

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com