

Инструкция по использованию

Осушительная трубка

Русский язык (RU)

Этот документ является дополнением к руководству по эксплуатации Varispenser® 2 и Varispenser® 2x и не заменяет его. Поэтому прочтите также руководство по эксплуатации. Его актуальная версия доступна на сайте www.eppendorf.com/manuals.

1 Описание продукта

1.1 Внешний вид

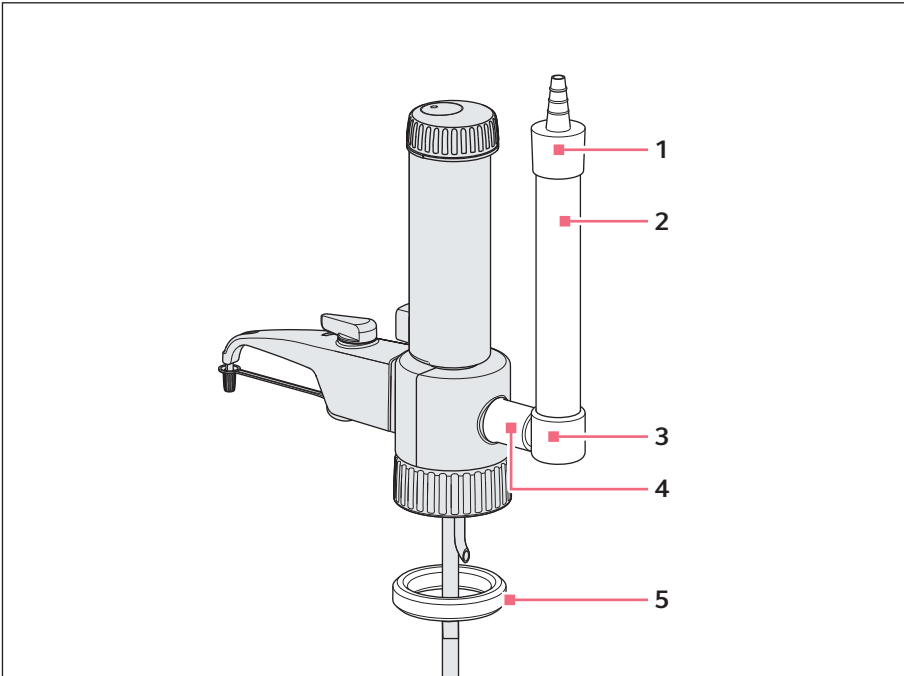


Рис. 1: Комплект поставки и монтаж на примере Varispenser 2x

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Заглушка осушительной трубки | 4 Распорная трубка |
| 2 Трубка | 5 Уплотнительное кольцо для дымящихся кислот |
| 3 Нижняя часть осушительной трубки | |

1.2 Основные характеристики

Осушительная трубка защищает чувствительные жидкости от воздействия CO_2 и влажности воздуха. Осушительная трубка должна быть заполнена соответствующим средством для осушения.


Инструкция по использованию

2 Осушительная трубка Русский язык (RU)


Подходящие средства для осушения

- Силикагель с размером частиц 1–3 мм
- CaCO_2
- Таблетки NaOH , диаметр 5 мм, для поглощения CO_2


2 Ввод в эксплуатацию 2.1 Монтаж осушительной трубки

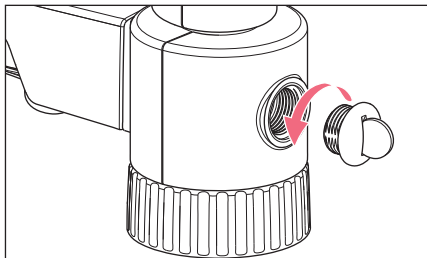


1. Выкрутите с помощью монеты вентиляционный винт.
2. Сохраните вентиляционный винт для демонтажа осушительной трубки.

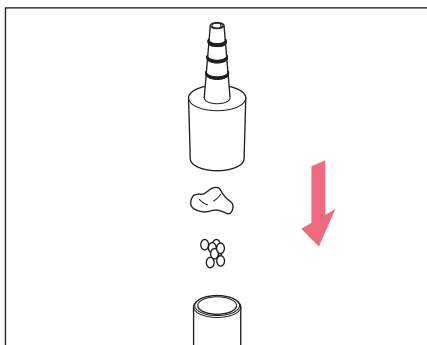

3. Снимите заглушку осушительной трубки.
4. Наполните осушительную трубку средством для осушения и ватой.
5. Установите заглушку осушительной трубки.

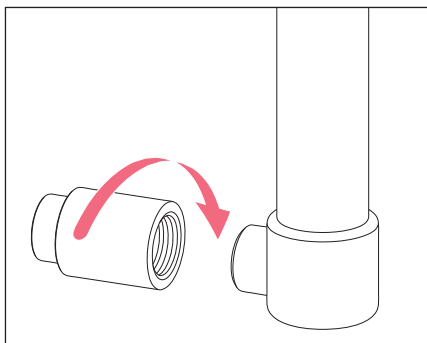


6. Соедините распорную трубку и осушительную трубку.

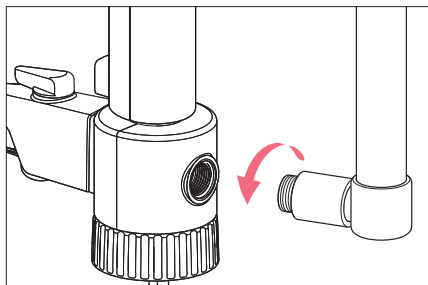

7. Вкрутите распорную трубку и осушительную трубку в вентиляционное отверстие. При необходимости уплотните резьбу распорной трубки лентой из политетрафторэтилена.

3 Информация для заказа

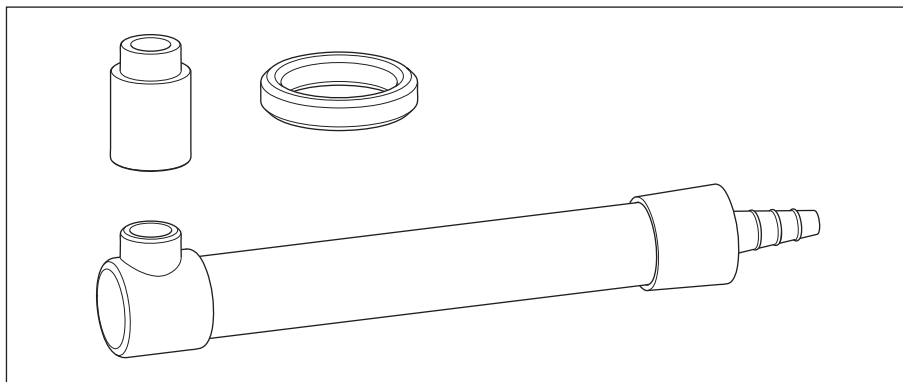

Номер для заказа (Международный)	Номер для заказа (Северная Америка)	Описание
4966 509.002	4966509002	Осушительная трубка без наполнителя, вкл. уплотнительное кольцо (ПТФЭ)

Инструкция по использованию

Осушительная трубка

Русский язык (RU)

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com